


2-7709-01




本品は、ガス及び火を扱う製品です。取扱いを誤ると、火傷や事故の原因になります。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、この取扱説明書はその後、大切に保管し、わからないときは読み返してください。

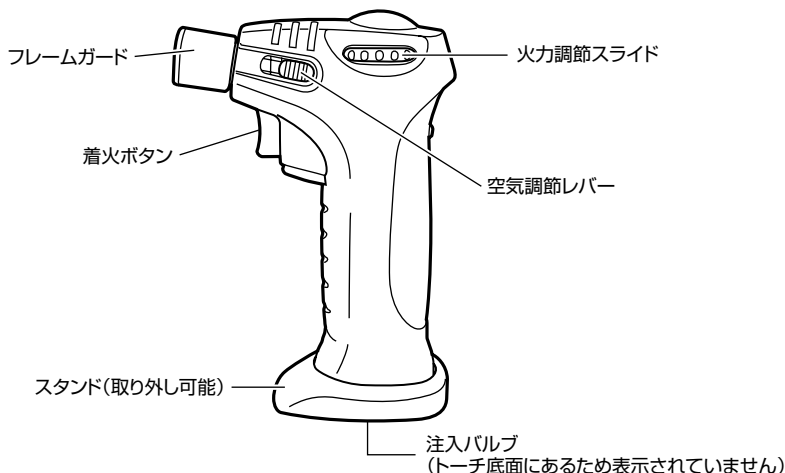

ご購入時はボタンガスは入っていません。

⚠ 注意

- ご使用前に取扱説明書をお読みください。
- お子様の手の届く場所に置かないでください。
- 使用中/使用後のフレームガードは熱くなっていますので、手を触れないでください。
- ノズルがほこりなどで詰まらないように注意し、トーチは落とさないでください。どちらも故障の原因となります。
- 着火時および燃焼時にトーチを顔や身体、衣服の方に向けしないでください。
- ご使用後は、調節レバーを時計回りにしっかりと閉じて、炎が完全に消えていることを確かめてください。
- ご使用後は、トーチが冷めてから保管してください。
- 1時間を超える連続使用はお止めください。
- ガスボンベに記載されているすべての取扱説明および注意事項に従ってください。
- トーチにボタンガスを注入する際、内容物は加圧されています。トーチは非常に引火しやすい状態になっていますので、十分にご注意ください。
- 直射日光が当たる場所や温度が40℃を超える場所では保管しないでください。
- ボタンガスは非常に引火しやすいですので、取り扱いにはご注意ください。
- トーチに穴を開けたり、トーチを熱源や火気に近づけないでください。

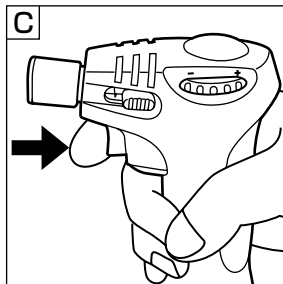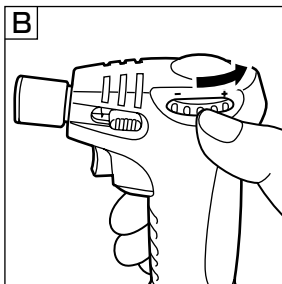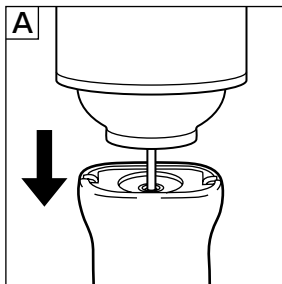

ガスの注入

- ボタンガスを注入する前に、ガス注入バルブが締まっていることを確かめてください。
- ガスポンペを数回振ってガスを温めます。
- 火力調節スライドを時計回りにいっぱいに回します。
- ガスポンペのノズルをガス注入バルブに上からまっすぐに挿し込みます。上下に動かすとガスがよく入ります（図A）。
- 注入し終わったら、ガスが安定するまで数分間お待ちください。

着火

- 火力調節スライドを反時計回りにいっぱいに回します（図B）。
- 着火ボタンを押すと、すぐに着火します（図C）。

火力調節

- ご使用時の**炎の長さ**は、火力調節スライドで調節します。反時計回りの方へスライドさせると炎が長くなり、時計回りの方へスライドさせると炎が短くなります。
- ご使用時の**炎の幅**は、空気調節レバーで調節します。
- 高度が高い場合は、炎の長さを最大に設定すると（反時計回りいっぱいの位置）トーチが動作しないことがあります。スライドは中間あたりにセットしてください。

消火

着火ボタンをはなすだけで消火できます。

仕様	
型番	CT-88S
サイズ	138×100×35mm
重量	181g
機能	ガス燃焼加熱式 ワンタッチ圧電着火方式 火力調節スイッチ付
付属品	スタンド

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品 名	マイクロバーナー		
型 式	CT-88S		
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 名 前	様		
ご 住 所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住 所	TEL.		

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-700-875 (フリーダイヤル)



0120-700-763 (フリーダイヤル)



アズワン株式会社