


# 粉体定量サンプラー

型番 FS-01  
FS-02  
FS-03

## 取扱説明書

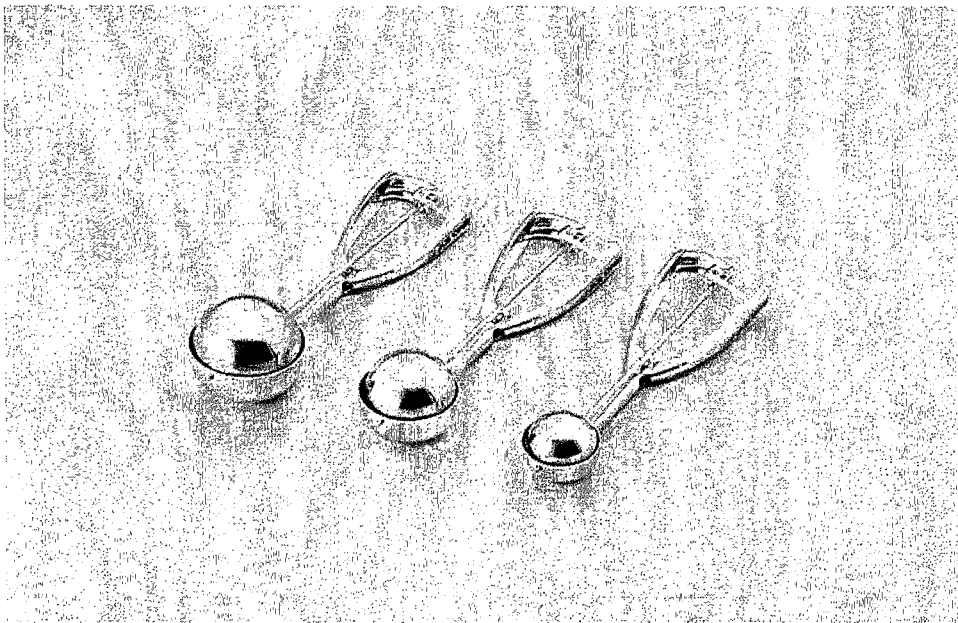

本品をお買い上げ頂き有り難うございます。  
ご使用に際しては、この取扱説明書を熟読くださいます  
よう、お願い申し上げます。

**▲アズワン株式会社**

平成15年 9月30日 第一版 作製

## 1.はじめに

本品は定量ステンレス製の粉体採取器です。開閉自在のフタ付き球形で、粉末の採取、移送時に粉コボレがありません。

サンプリング部が球形で径φ40、φ55、φ60の3品種を揃えております。

粉採取の球部分は開閉します。

## 2. 寸法・材質・用途

型番	タイプ	外寸法	重量 (g)	材質	用途
FS-01	球形サンプラー	球径φ40×205L×60握り幅	130	sus304	定量粉体採取・移送
FS-02	球形サンプラー	球径φ55×220L×62握り幅	160	sus304	定量粉体採取・移送
FS-03	球形サンプラー	球径φ60×225L×65握り幅	219	sus304	定量粉体採取・移送

## 3 使用方法

- (1) 握り部がバネ機構で、粉体の採取時には握って球部分を開いて下さい。定量がサンプリングできます。
- (2) 球部分で採取された粉体を、予めトントンとたたいておけば、移送時に粉コボレを防止できます。

## 4 注意

使用後は水洗し乾燥してから保管して下さい。

球部分の摺動回転がうまくいくように清潔に保って下さい。

# アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

e-mail [q@so.as-1.co.jp](mailto:q@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用出来ません。