

取扱説明書

制電クリーンキャリー

TEN-2P(E)

TEN-3P(E)



お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。
---	-------------------------------------	--	---------------------




いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記


	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		特定しない一般的な使用者の行為

<使用上の安全に関する注意>

安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所でご使用ください。


 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> 改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	<ul style="list-style-type: none"> 天、棚板1枚の許容積載質量は40kgです。許容積載質量は越えないでください。 本製品キャスターには防振機能は付いておりません。段など乗り越える際はご注意ください。又、静止しているときはキャスターのブレーキを必ずかけてください。

<外観図>

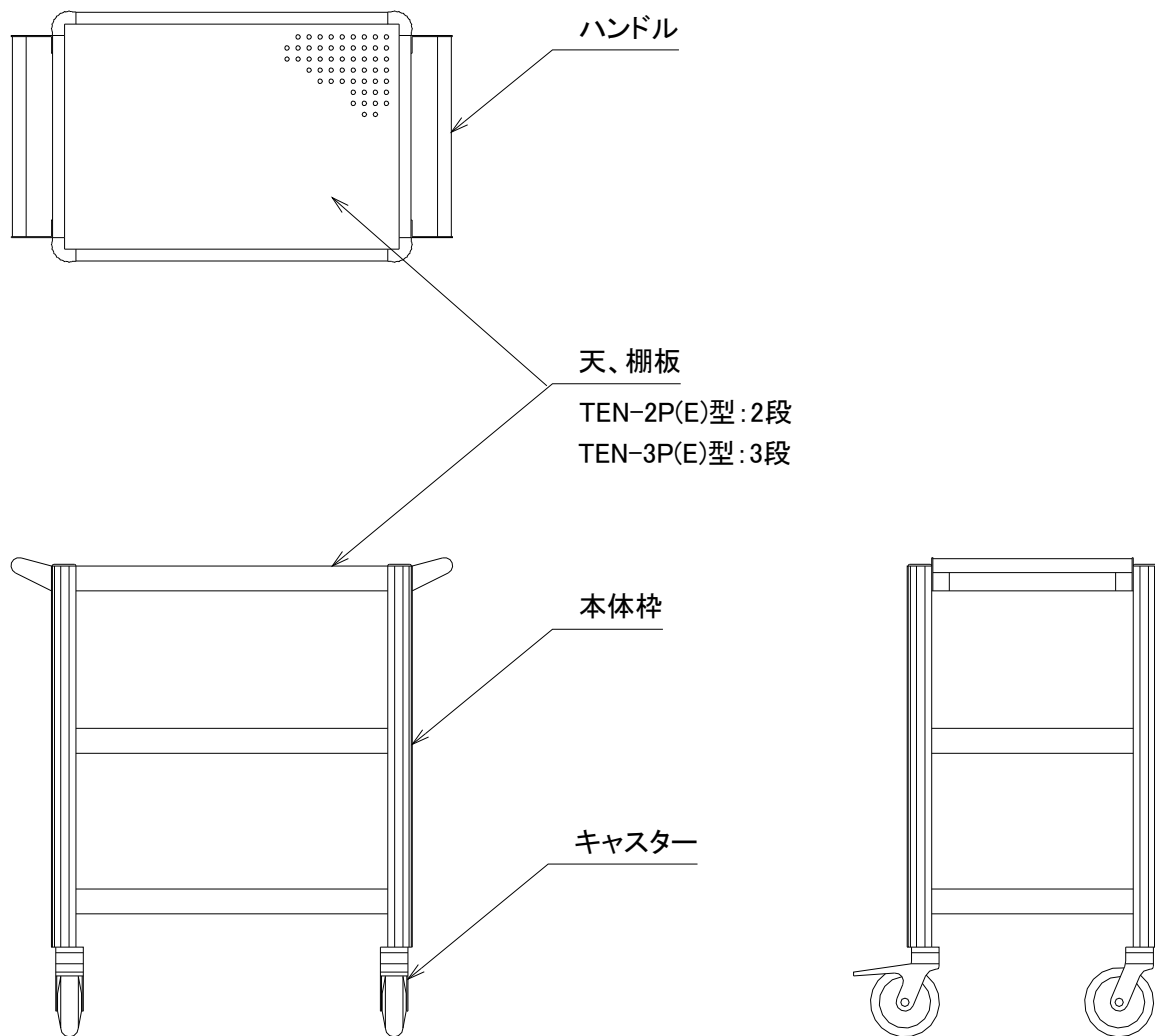

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 注意	
	<p>・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。</p>

<仕様>

	TEN-2P	TEN-3P	TEN-2PE	TEN-3PE
外寸 mm	650/800(全幅)×450×850/865(全高)			
材質・仕様	本体枠：アルミ型材 耐食アルマイト仕上げ+樹脂キャップ (ABS) 天板、棚板：ステンレス(SUS-304) 565×365mm パンチングプレート (鏡面仕上げ) ハンドル：ステンレス(SUS-304) φ25mm			
本体 許容積載質量	80kg	120kg	80kg	120kg
天、棚板段数	2段	3段	2段	3段
許容積載質量	40kg/1段当り			
キャスター	φ125×32mm 制電キャスター 2輪ストッパー付		φ125×32mm 制電キャスター 1脚 φ125×32mm 汎用キャスター 3脚 2輪ストッパー付	
制電キャスター 仕様	接地面：導電性繊維配合ポリウレタン 本体：ポリアミド+導電性繊維配合合成樹脂 高精度密閉型ボールベアリング仕様			
汎用キャスター 仕様	接地面：TENTE プレーン (合成ゴム) 本体：PP (ポリプロピレン) 高精度型ボールベアリング仕様			

第4版 2013年1月作成

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。