

テイクインクリーンブースTIC-700

この度は、テイクインクリーンブースTIC-700をご購入頂きまして誠にありがとうございました。

本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸与される際には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体と共に必ずお渡しください。

◎ 各シンボルマークの定義

※ 商品を使用する前に必ずお読みください。また、警告・注意の指示は必ず守ってください。


 警告	取り扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取り扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の損傷の原因となることがあります。

<設置上の安全に関する注意>


製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、最適な場所をお選びください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・近くに可燃性の固体・液体・気体のないところ。 ・周囲温度が5℃～40℃以内のところ。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・結露しないところ。 ・水平で安定したところ。 ・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ホコリの少ないところ及び風通しのよいところ。 ・直射日光のあたらないところ。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードは足を引っかけないようなところに取りまわしてください。

<本体外観図及び各部の名称>

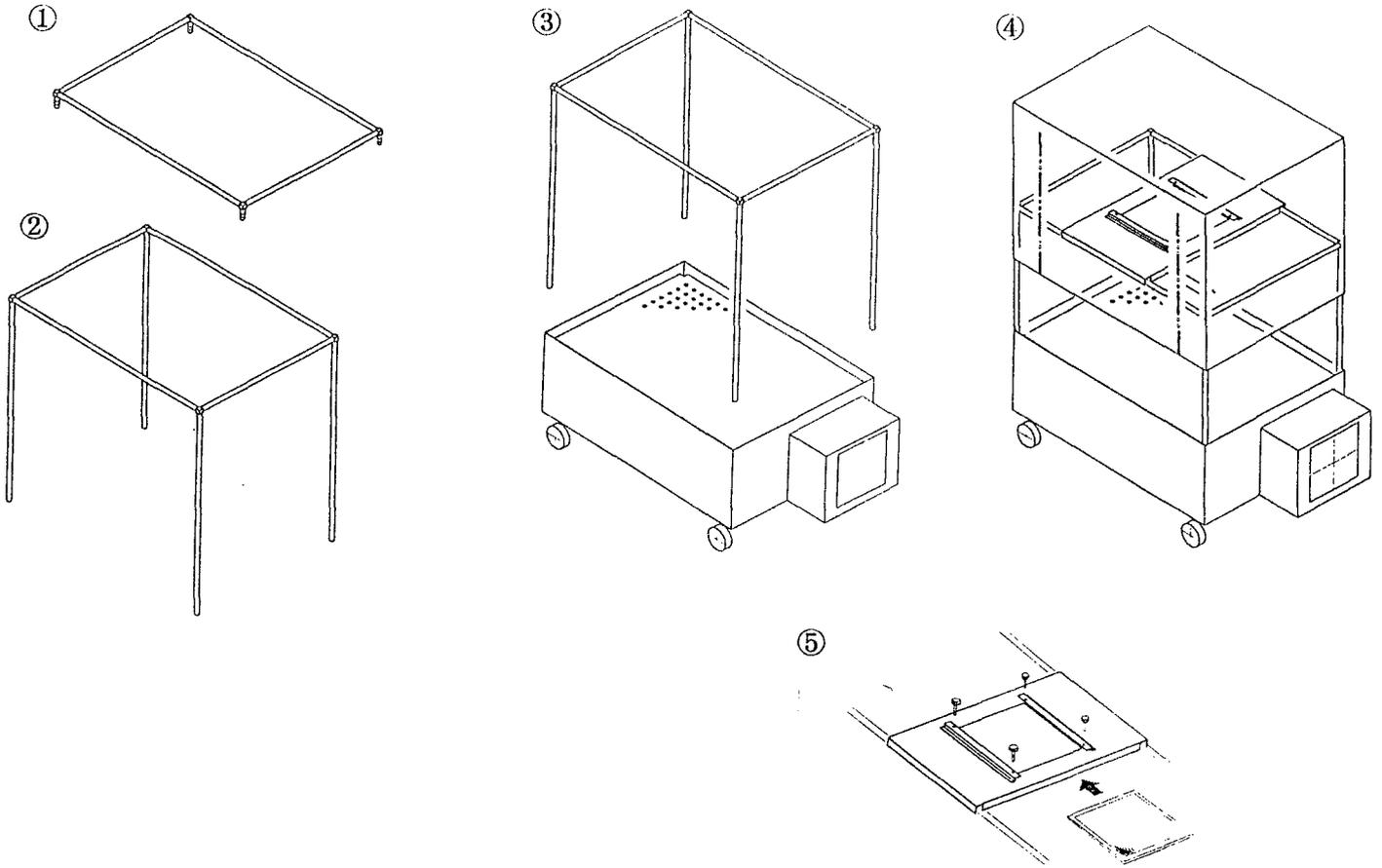

<ピュアスペース各部の名称>

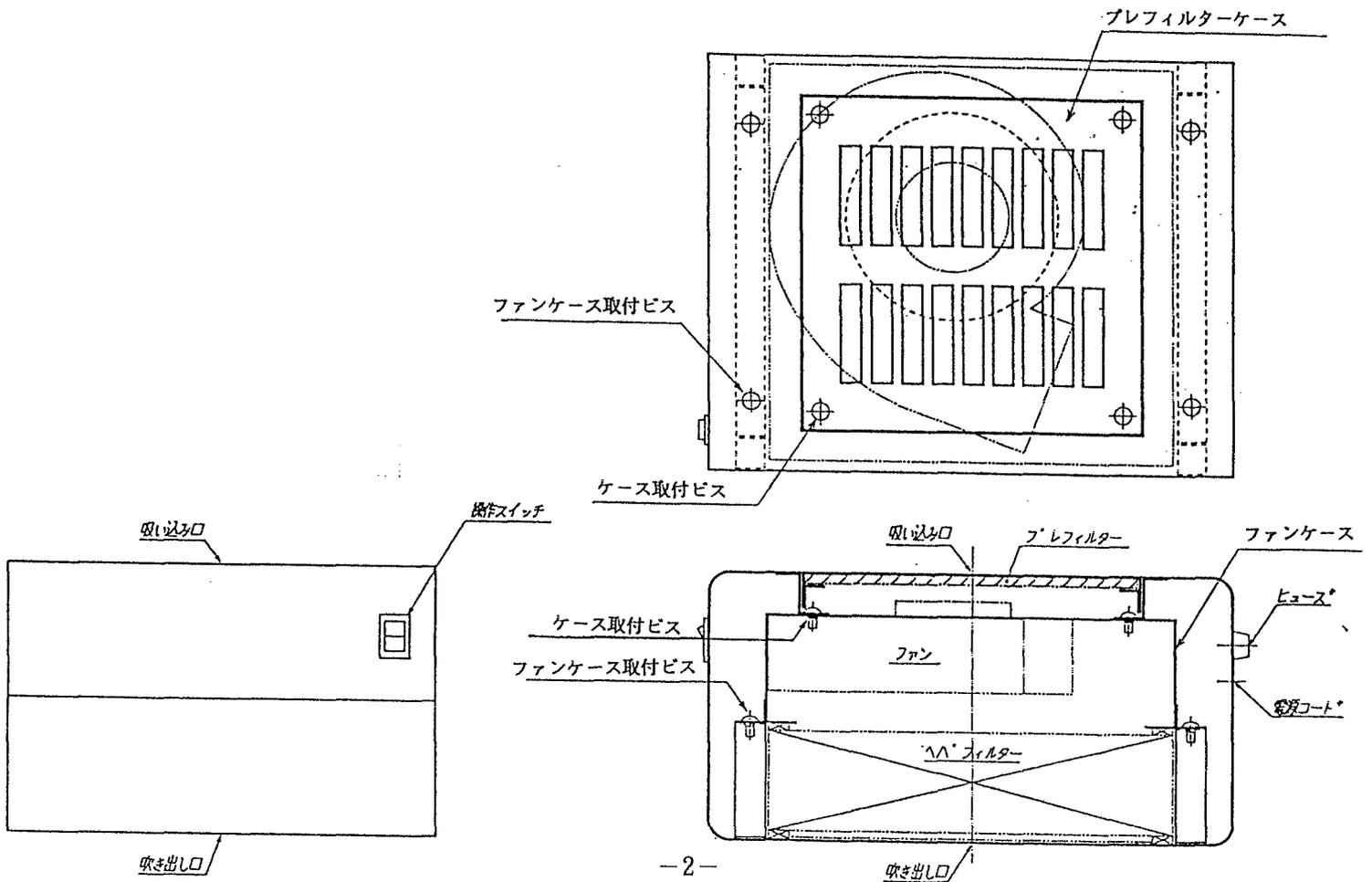

＜組立方法＞

1. 天部の枠を組みます。ステンレスパイプ674mmを2本、474mmを2本、3方ジョイントを4ヶ川意します。ステンレスパイプ474mmの両端に3方ジョイントの向きを揃えてハンマー等でたたき込んでください。今組み立てたステンレスパイプ474mm2本を、ステンレスパイプ674mm2本で接続し、天枠を組み立ててください。（ジョイントの方向が全て同じ方向になるようにしてください。）
2. 天枠にステンレスパイプ674mm4本をたたき込み、フード枠を組み立ててください。
3. フード枠を架台部4隅の角穴に差し込み、フード枠を本体に取り付けてください。
4. フード枠天部に天板を置き、フードカバーを取り付けてください。
5. 天板レール部にフィルターを差し込み、ツマミビスで固定してください。

＜ピュアスペースについて＞

1. ピュアスペースの外し方
テイクインクリーンブースのフードカバー及びフード枠を外し、パンチング棚板を外してください。本体内部側面のピュアスペース取り付けビスを外して、ピュアスペースを外してください。
2. プレフィルターの掃除、交換



注意

・操作スイッチを必ずOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- (1) プレフィルターケースのスリット部分に指をかけ、上に持ち上げて、プレフィルターケースを取り外してください。
- (2) プレフィルターケースからフィルターを引き出してください。
- (3) フィルターを交換する時は、新しいフィルターをプレフィルターケースに入れてください。掃除する場合は掃除機を使用して、ホコリを吸い取ってください。又、汚れのひどい時は、水洗いして十分乾燥させた後、プレフィルターケースにプレフィルターを入れてください。
- (4) プレフィルターケース側面の穴と、本体側の突起が合う向きでプレフィルターケースをはめ込んでください。

3. ヘパフィルターの交換



注意

・必ず操作スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
・組付けの時は、内部のコードをケースなどに挟まないように注意してください。

- (1) プレフィルターケースのスリット部分に指をかけ、上に持ち上げて、プレフィルターケースを取り外してください。
- (2) プレフィルターケースを取り外すと、四隅にケース取り付けビスがありますので、そのビスを緩めて外してください。
- (3) 本体上部を上を持ち上げて、本体下部と分離してください。この時、ファンケースと本体上部とはコードでつながっていますので、無理に引っ張ってコードに力を加えないでください。
- (4) ファンケース取り付けビス（計4ヶ所）を緩めて外してください。（4本の内1本はコンデンサと共締めになっています。）
- (5) ファンケースを上を持ち上げて、古いヘパフィルターを取り外し、パッキン側を下にしてヘパフィルターを置いてください。
- (6) 組付け上記の逆の順序で組付けてください。なお、ファンケース取り付けビス4本の内1本はコンデンサと共締めになっていますので、コンデンサを組み忘れないよう注意してください。

<取扱い方法>

1. ピュアスペースの電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。
2. 操作スイッチをONにしてください。この時点で動作を始め使用可能です。

<お手入れについて>

清掃は、水を硬く絞った柔らかい布で拭いて、取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。

 警告	<ul style="list-style-type: none">• お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。• 清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
 注意	<ul style="list-style-type: none">• クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

外寸	835(巾)×500(奥行)×740(高さ)mm
使用周囲温度	5℃～40℃
ファン	1.8m ³ /min(ファン単体能力)
フィルター	集塵効率:0.3μm粒子を99.97%以上
ヒューズ	1A
電源電圧	AC100V



- 本社・大阪営業所 ☎(06)356-3991 (代) FAX(06) 356-9145
- 東京支店 ☎(03)3249-2030(代) FAX(03) 3249-2022
- 横浜支店 ☎(045)476-0543(代) FAX(045)476-0545
- 名古屋支店 ☎(052)221-0991(代) FAX(052)221-0990
- 札幌営業所 ☎(011)210-5460(代) FAX(011)210-5471
- 仙台営業所 ☎(022)268-6787(代) FAX(022)268-7391
- 高崎営業所 ☎(0273)28-7220(代) FAX(0273)26-6888
- つくば営業所 ☎(0298)55-6177(代) FAX(0298)55-6178
- 宇都宮営業所 ☎(028)633-8141(代) FAX(028)635-7504
- 広島営業所 ☎(082)295-0801(代) FAX(082)295-0788
- 福岡営業所 ☎(092)413-9581(代) FAX(092)413-9198