

# 取扱説明書

空気清浄ユニット

3-5019-11~12

**アズワン株式会社**


フリーダイヤル ☎0120-700-875

受付時間：午前9時~12時、午後1時~5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません


第1版2001年8月作製

この度は、空気清浄ユニットをご購入頂き誠に有難うございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読み下さい。

## 外観図

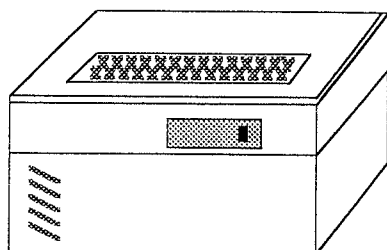

型番 50M

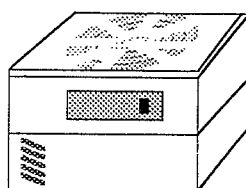

型番 25S




電源コンセントに



## 基本構造

### 25S基本構造

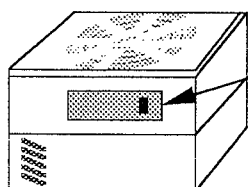


電源スイッチ

空気吹き出し口

プレフィルター  
カバー

上ケース  
止めねじ


プレフィルター

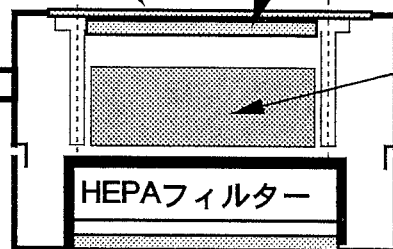

ファン

空気吹き出し口

### 50M基本構造

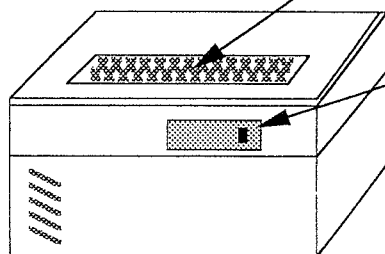


空気取り入れ口

電源スイッチ

空気吹き出し口


プレフィルター

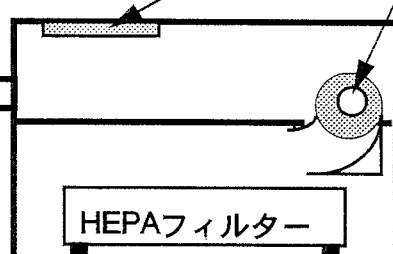

ファン

空気吹き出し口


## 操作方法

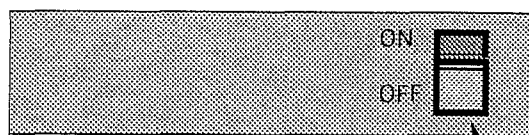

電源スイッチ

- 電源スイッチをONにします。
- 停止するときは電源スイッチをOFFにします。

## 取付方法

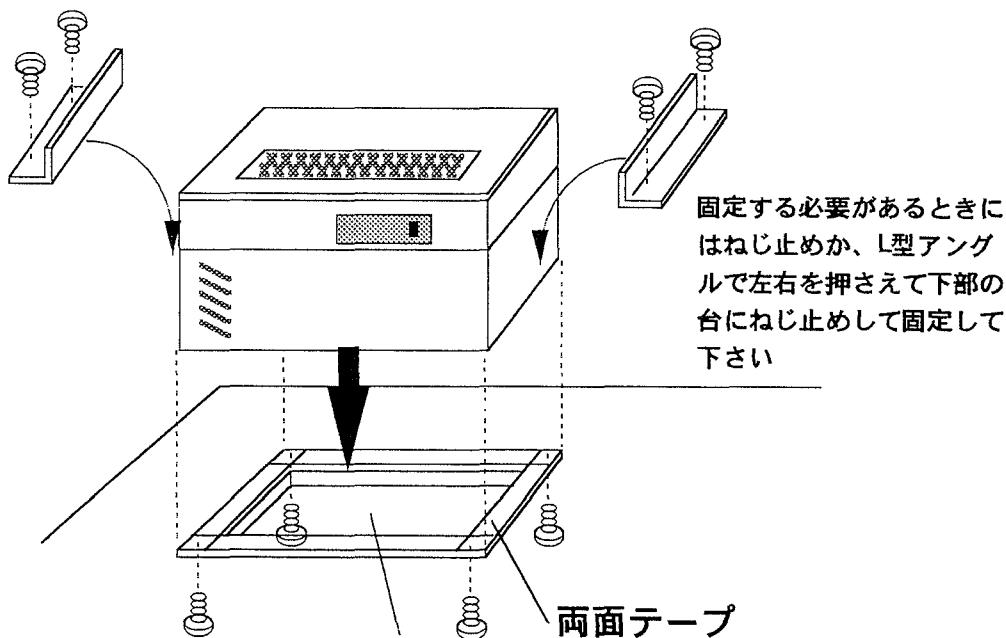

切り取り穴 (25Sのとき185mm角)

ご注意：取り付けは両面テープで貼り付ける方法をお薦めします。角に穴をあけねじ止めすると本体にコーキングが必要になります。（それゆえ出荷時には、角に穴をあけてありません。）固定する必要があるときにはねじ止めか、L型アングルで固定して下さい。

- 取り付け面に切り取り穴をあけ、両面テープで貼り付けるか固定用ねじでねじ止めして下さい。必要があるときはL型アングルを使用下さい。ねじ止め時はコーキングが必要です。

### ●切り取り穴サイズ


25S : 185 mm 角  
50M : 420 mm 角

### ●L型アングルねじ穴ピッチサイズ

25S : 150mm  
50M : 450mm


## 取付方法

②

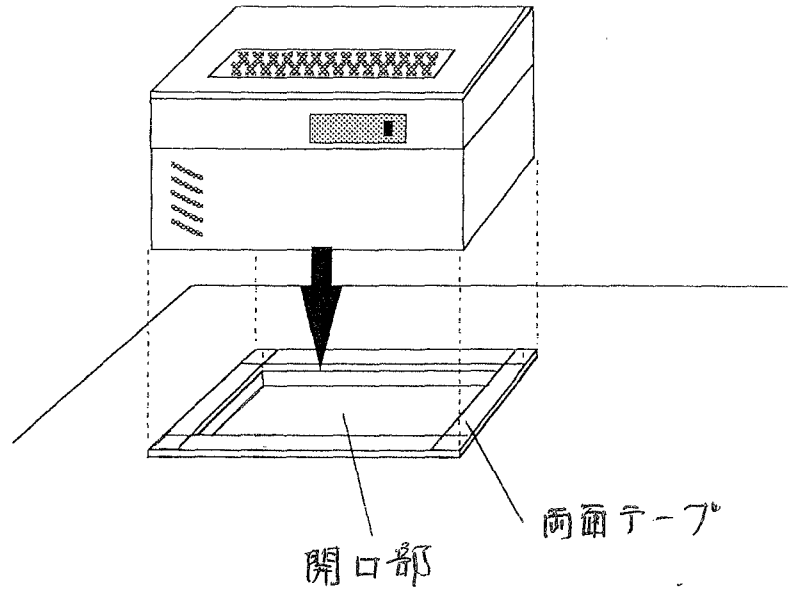

ご注意：取り付けは両面テープで貼り付ける方法をお勧めします。角に穴をあけねじ止めすると本体にコーキングが必要になります。（それゆえ出荷時には、角に穴をあけてありません。）

### <取り付け例>

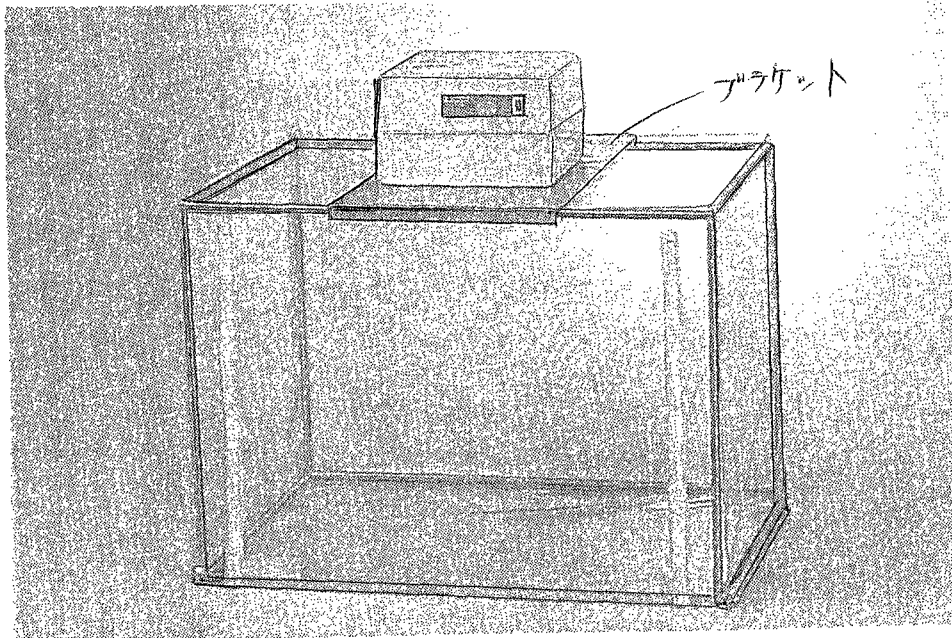

# 注意

## ■安全上の注意

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたやこの製品をお使いになる方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読み下さい。

また、お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、お使いになっている製品を譲渡または貸与されるときには、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体と共に必ずお渡しください。

- 水平で安定のよい所に設置ください。
- 空気取り入れ口をふさがないでください。
- この製品は室内用ですので、室内以外では使用しないでください。
- ご使用にならないときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。
- プレフィルタは必ず取り付けてください。
- アースは必ず取り付けてください。

# 警告

## ■警告

以下の項目を無視して誤った取扱をすると火災・故障・感電の原因となり、場合によっては死亡や重傷を負う可能性があります。

- 電源電圧AC100V以外では使用しないでください。
- 電源コードを加工したり、無理に変形させたり、重い物をのせたりしないでください。
- この空気清浄ユニットに水をかけたり、濡らしたりしないでください。
- 揮発性、引火性のある物の近くでは、使用しないでください。
- 分解したり、修理、改造はしないでください。
- 異音や変な臭い、煙が出ているなどの異常がある場合には、直ちに電源スイッチを切り、本体から出ている電源プラグをコンセントから抜いて、異音、臭い、煙がなくなるのを確認して、「販売店」へ修理依頼してください。
- 本体を落下させたり、本体を破損させた場合には、直ちに電源スイッチを切り、本体から出ている電源プラグをコンセントから抜き出力端子に接続されている機器を抜いて、「販売店」へ連絡してください。  
！注意：お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 10℃から+50℃の範囲以外の周囲温度、85%を超えた湿度の環境、氷結結露する所、直射日光があたる所でのご使用、保存はしないでください。

## ■保守・点検

故障かなと思ったときは、もう一度、取扱説明書をよくお読みの上、下記の項目を確認してください。

- メインフィルターは、塵埃が蓄積すると、空気が通過しにくくなります。適宜交換してください。
- プレフィルターは、大きな塵埃が蓄積しやすいので、7～10日に一度の割合でクリーニングしてください。水洗いして乾燥もしくは、掃除機でクリーニングしてください。
- 電源が入らない時
  - ・電源プラグがコンセントに確実に差し込まれているか確認して下さい。
  - ・ヒューズが正常かどうか確認して下さい。

以上の点検を行っても正常に機能しない場合は、本機の不良が考えられるので、お買い求めいただいた販売店にご相談下さい。

## 仕様

型式	25S	50M
電源	AC100V 50/60Hz	
本体材質	ABS	焼き付け塗装鋼板
本体サイズ (mm)	250角 x 145	500角 x 294
吹き出し風速★ (約)	0.2m/秒* ~ 0.5m/秒	
吹き出し風量★ (約)	0.5m <sup>3</sup> /分 (50Hz) 0.8m <sup>3</sup> /分 (60Hz)	4.0m <sup>3</sup> /分 (50Hz) 5.5m <sup>3</sup> /分 (60Hz)
吹き出し口サイズ	185mm角	420mm角
HEPAフィルター サイズ (mm)	187角 x 50	458角 x 50

★吹き出し風速/風量はフィルターの使用時間や使用環境条件などにより変化いたします。数値は目安です。

\*吹き出し口の中央部は吹き出し風速が小さいです。

## ▲アズワン株式会社

フリーダイヤル ☎0120-700-875  
受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません  
第1版2001年8月作製