

塩ビ製耐震薬品保管庫 PVS-2、PVS-4

取扱説明書

この度は、塩ビ製耐震薬品保管庫 PVS-2、PVS-4をご購入頂きまして誠にありがとうございました。
 本品を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。
 お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸与される時には、
 新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

◎各シンボルマークの定義

※製品を使用する前に必ずお読みください。また、警告・注意の指示は必ず守ってください。

 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	・周囲温度が5～35℃以内のところ。
 注意	・結露しないところ。 ・水平で安定したところ。 ・直射日光のあたらないところ。 ・湿気の少ないところ及び本体外部に水滴のかからないところ。 ・ホコリの少ないところ及び風通しのよいところ。

※本品は屋外で使用することはできません。

<使用上の安全に関する注意>


 注意	・本器は、有機溶剤全般に侵されますので、有機溶剤は一切使用しないでください。
---	--

<お手入れについて>



清掃は、水を硬く絞った柔らかい布で拭いて、取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

 注意	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。
---	---


<外観図>

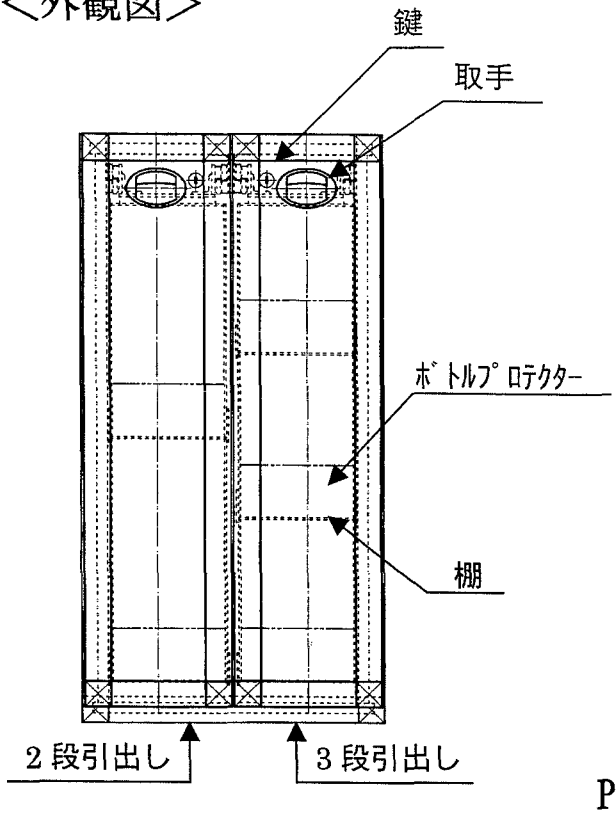

PVS-2

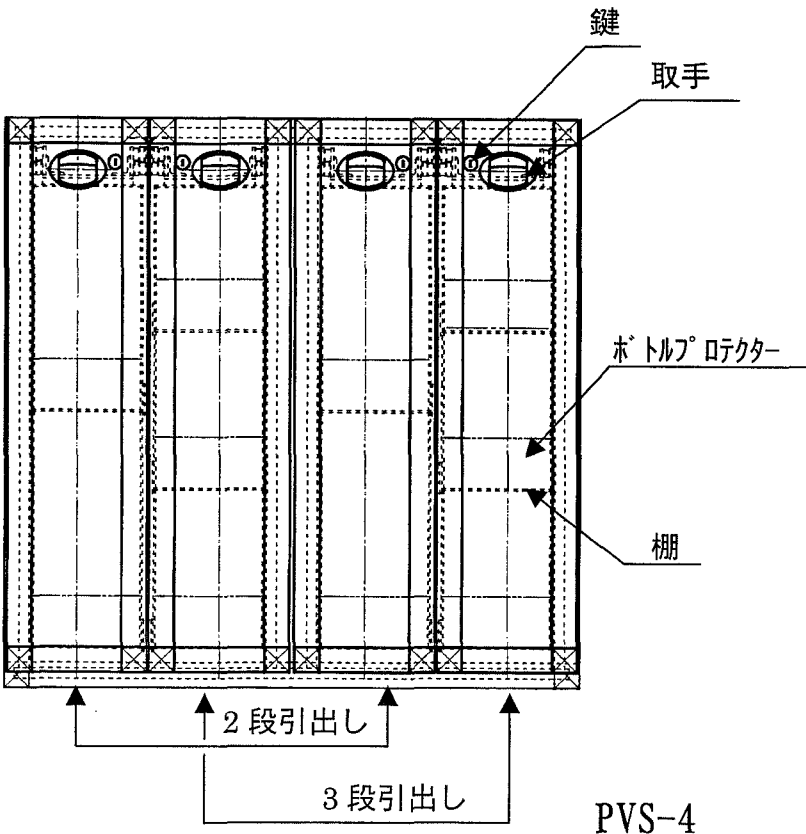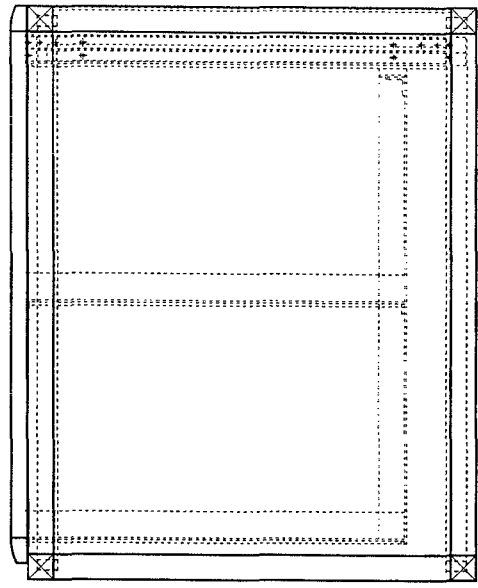

PVS-4

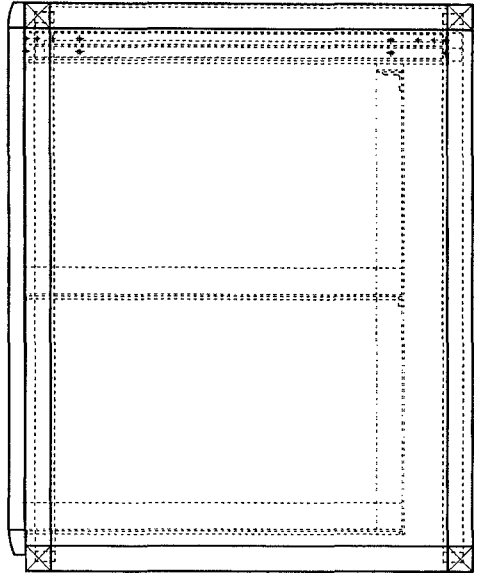

<仕様>

型番	PVS- 2	PVS- 4
外寸	460(巾)×725(奥行)×900(高さ)	920(巾)×725(奥行)×900(高さ)
材質	塩ビプレート、塩ビフレーム	塩ビプレート、塩ビフレーム
棚段数	3 段+2 段 引き出し 2 列	(3 段+2 段) × 2 引き出し 4 列
付属品	ボトルプロテクター5 個 固定金具、連結金具一式	ボトルプロテクター10 個 固定金具、連結金具一式

第 3 版 2001 年 10 月作成



■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間：午前 9 時～12 時、午後 1 時～5 時 30 分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません