

取扱説明書

Instruction Manual

モバイルカート

目 次

安全上のご注意	2
部品一覧	3
組立方法	5

MS24A

MS24B

MS24D

MS24E



MS24A



MS24B



MS24D



MS24E

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守り下さい。



注意



注意事項

- 転倒し怪我をする恐れがありますので本機の上に立ち上がったり、踏み台として使用したりしないでください。
- 本機の上に腰掛けたり、重いものを載せたりしないでください。
- 改造は絶対にしないでください。
- 定期的に(少なくとも1カ月に1度)各部に割れや破損、ネジの緩みが無い
か点検してください。
- 停車させる場合は、必ずキャスターにブレーキをかけてください。
- 傾斜のある場所で停車させないでください。
- 段差を乗り越える場合や傾斜のある場所を移動する場合は、積載物が
落下しないように注意してください。
- 異常を発見した場合は使用を中止してください。
- 積載する際は、偏った積載をしないでください。
- 棚板耐荷重は1段あたり約50Kgです。

部品一覧(MS24A、MS24B)




引出し付棚板 1枚



底面プレート 1枚



後側カバー 1枚

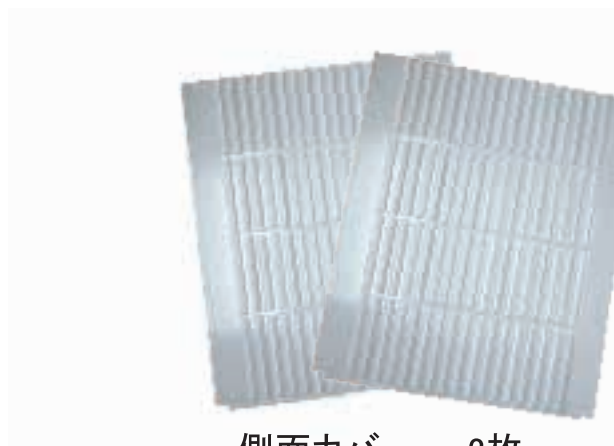

側面カバー 2枚



ハンドル 2個



サポート柱(2方向) 2個



サポート柱(1方向) 2個



支柱 4本



キャスター 4個
(内2個ストッパー付き)

部品一覧(MS24D、MS24E)



引出し付棚板 1枚



底面プレート 1枚



後側カバー 1枚



センターバー 2本



ハンドル 2個




サポート柱(2方向) 2個



サポート柱(1方向) 2個




支柱 4本

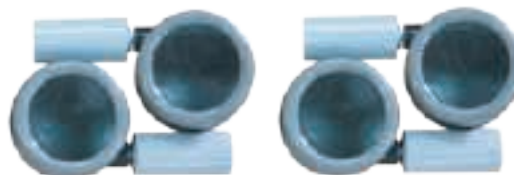

キャスター 4個
(内2個ストッパー付き)


組立方法(MS24A,MS24B)

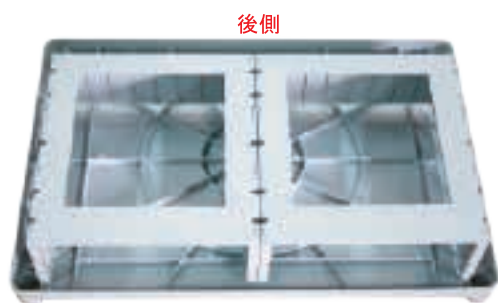

1.写真のように引出し付棚板を逆さ向きに置いて下さい。



2.持ち上げてハンドルを挿入してください。

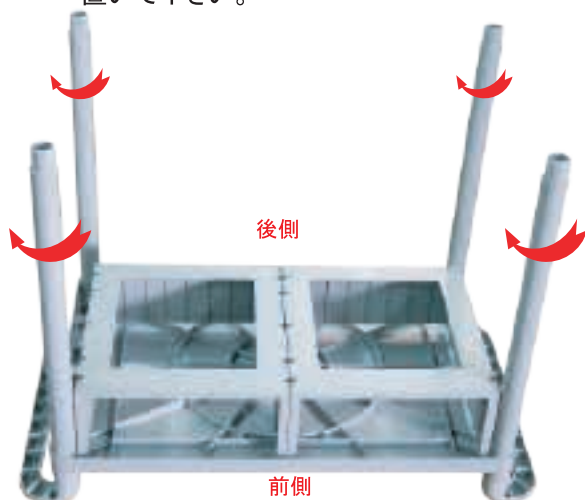

3.写真のように支柱を4隅に挿入し、時計回り方向に回してハンドルと固定してください。



4.前側の支柱2本にサポート柱(1方向)を写真のように差し込んでください。



5.後側の支柱2本にサポート柱(2方向)を写真のように差し込んでください。



6.後側のサポート柱(2方向)の溝に、写真のように後側カバーを挿入してください。



7.後側のサポート柱(2方向)の溝と、前側のサポート柱(1方向)の溝に、写真のように側面カバーを挿入してください。反対側にも同様に側面カバーを挿入して下さい。




8.底面プレートを写真のように置いて下さい。



9.キャスターを四隅に挿入し、時計回り方向に回転させて固定してください。ストッパー付は対角に配置してください。これで作業は完了です。




組立方法(MS24D,MS24E)

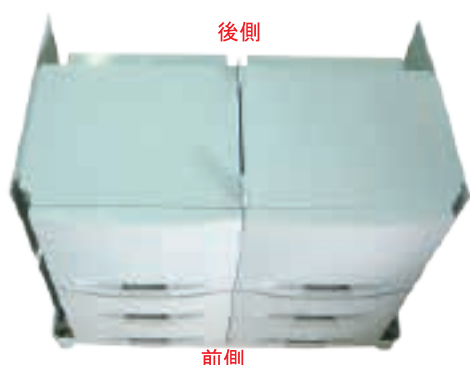

1.写真のように引本体部分を逆さ向きに置いて下さい。



3.写真のように支柱を4隅に挿入し、時計回り方向に回してハンドルと固定して下さい。

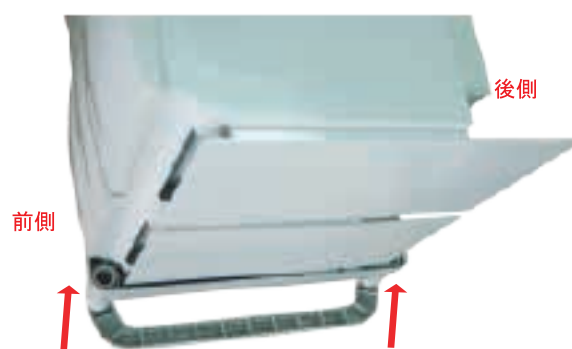

2.持ち上げてハンドルを挿入して下さい。
反対側にも同様に挿入して下さい。



4.前側の支柱2本にサポート柱(1方向)を写真のように差し込んでください。



5.写真のようにセンターバーをサポート柱(1方向)に差込み、側面の溝に挿入して下さい。
反対側も同様に挿入して下さい。




6.後側の支柱2本にサポート柱(2方向)を写真のように差し込んでください。
センターバーもサポート柱(2方向)の溝に入るようにして下さい。



※この切欠きが上にくるようにして差し込んでください。

※写真のように力を加えながら本体側の突起を底板に差し込んでください。

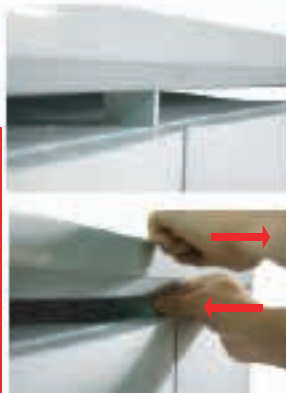

7.後側のサポート柱(2方向)の溝に、写真のように後側カバーを挿入してください。



※隙間ができないように置いて下さい。



8.底面プレートを写真のように置いて下さい。



MS24D



MS24E

9.キャスターを四隅に挿入し、時計回り方向に回転させて固定してください。
ストッパー付は対角に配置してください。
これで作業は完了です。

アズワン株式会社

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-711-875

FAX

0120-700-763

問合せ専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

2015年7月第1版作成