


取扱説明書

大型ホットプレート

HP-3000

この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
また、お読み頂きました後も大切に保管して下さい。

製品概要

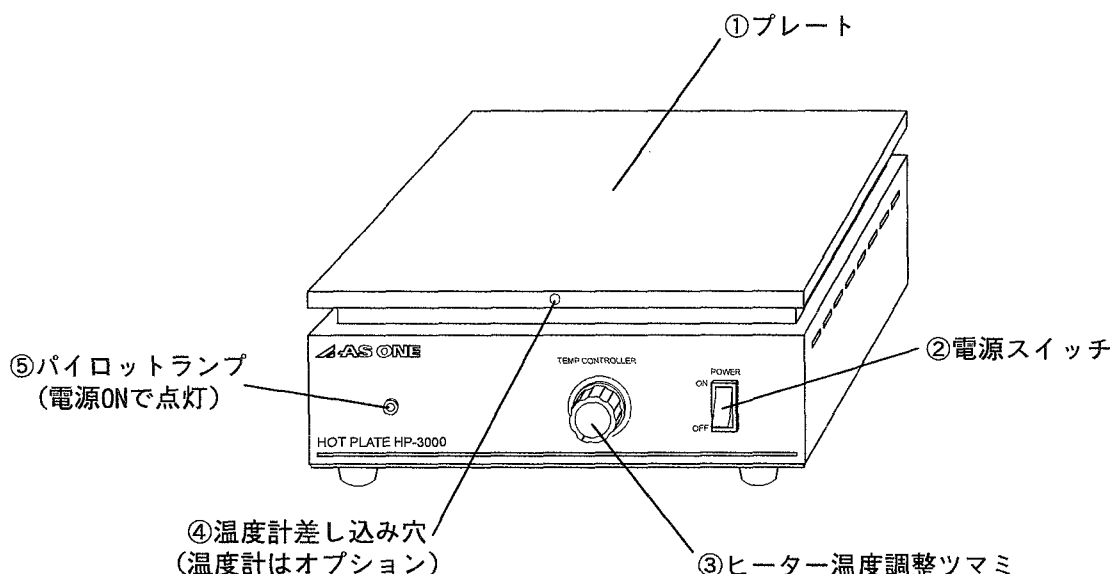

使用方法

- ②電源スイッチがOFF、③ヒーター温度調整ツマミがMINになっている事を確認して、電源プラグを三芯接地付きコンセントに差し込んで下さい。
- ②電源スイッチを入れて下さい。
- ③ヒーター温度調整ツマミで、ご希望の温度を設定して下さい。
- ご使用後は②電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

ご注意下さい

温度設定をしたまま電源を入れると、最初からヒーターに通電しプレートが加熱され、火傷をする可能性があります。必ず、温度設定ツマミがMINにある事を確認してから電源スイッチを入れて下さい。

周囲温度の影響で、プレート温度に変化が生じる場合があります。正確に温度コントロールするには、プレート中央の温度を測定しながら、温度設定ツマミで微調整して下さい。

温度コントロールはON/OFF制御ですので、ヒーターの余熱等の影響で温度に多少の変化が生じます。

製品仕様

使用温度範囲	50～350℃
温度制御方式	ON-OFF制御(熱電対計測)
プレート寸法	W300xD300mm
プレート材質	Al A-5083(サンドブラスト処理)
耐荷重	5kg
外形寸法	W305xD305xH145mm
重量	8.7kg
ヒーター容量	1400W
電源	AC100V 50/60Hz 15A
周囲温度範囲	5℃～35℃
オプション	バイメタル式温度計(11-867-01)
電源コード	3m フラグ付き(3Pアース付)

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

取扱説明書No. HK-MN0206-0003
2002年2月 第三版作成