


取扱説明書 大型ホットプレート HP-4500

この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
また、お読み頂きました後も大切に保管して下さい。

製品概要

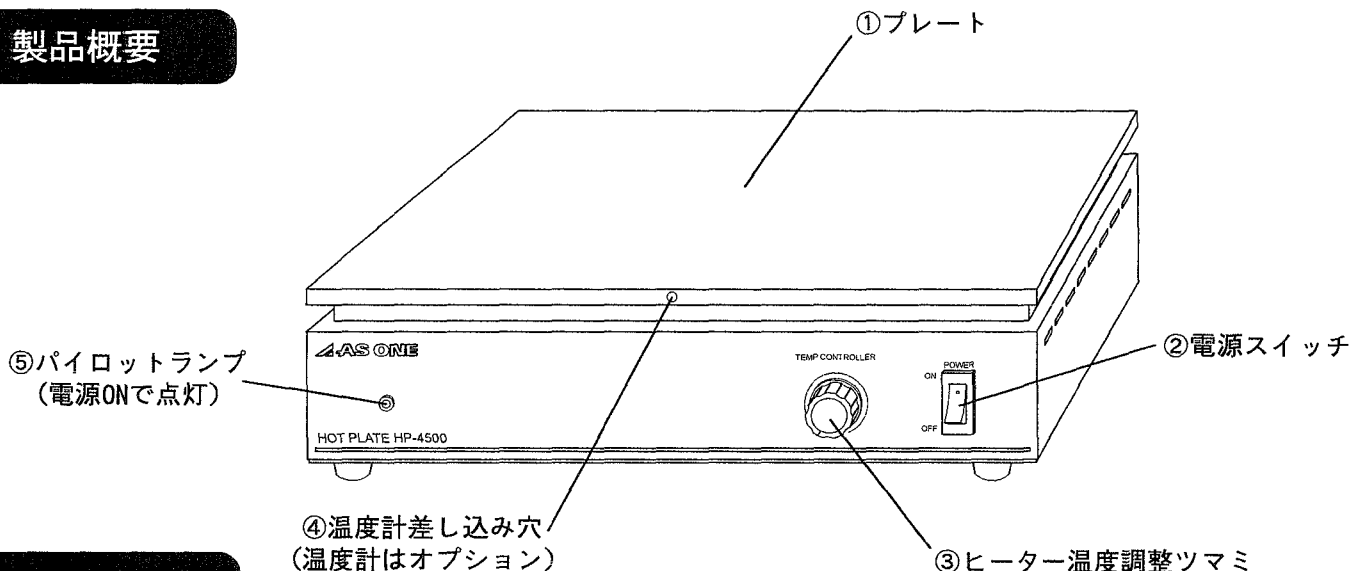

電源の接続

20A以上の容量を持つAC100V電源にブレーカーを介して直接接続して下さい

接続作業を行う電源が通電状態では無い事を確認してから、電源コードの黒・白の電線を電源に接続し、赤の電線をアースに接地して下さい。各配線は、しっかりと取り付け、緩みの無い事を確認して下さい。

※20A未満の容量の電源を使用すると、配線等の加熱により火災・漏電の原因となります。必要に応じて配線工事を行って下さい。15A容量のコンセント等は絶対に使用しないで下さい。

※アース線(赤)と電源線(黒・白)の接続を間違えないようにして下さい。感電・火災・装置の故障の原因になります。

※長期間ご使用にならない際には、電源コードを入力電源から外して下さい。

使用方法

- 1: ②電源スイッチがOFF、③ヒーター温度調整ツマミがMINになっている事を確認し、入力電源を通電(ブレーカーのハンドルをON位置に)して下さい。
- 2: ②電源スイッチを入れて下さい。
- 3: ③ヒーター温度調整ツマミで、ご希望の温度を設定して下さい。
- 4: ご使用後は②電源スイッチを切り、電源コードを接続している入力電源を遮断(ブレーカーのハンドルをOFF位置に)して下さい。

ご注意下さい

温度設定をしたまま電源を入れると、最初からヒーターに通電しプレートが加熱され、火傷をする可能性があります。必ず、温度設定ツマミがMINにある事を確認してから電源スイッチを入れて下さい。

周囲温度の影響で、プレート温度に変化が生じる場合もあります。正確に温度コントロールするには、プレート中央の温度を測定しながら、温度設定ツマミで微調整して下さい。

温度コントロールはON/OFF制御ですので、ヒーターの余熱等の影響で温度に多少の変化が生じます。

製品仕様

使用温度範囲	50~350℃
温度制御方式	ON-OFF制御(熱電対計測)
プレート寸法	W450xD300mm
プレート材質	Al A-5083(サンドブラスト処理)
耐荷重	5kg
外形寸法	W455xD305xH145mm
重量	12kg
ヒーター容量	1900W
電源	AC100V 50/60Hz 20A
電源コード	プラグ無し3m(赤アース)
周囲温度範囲	5℃~35℃
オプション	バイメタル式温度計(11-867-01)

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは、
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

取扱説明書No. HK-MN0208-0003
2002年2月 第三版作成