

取扱説明書

- 1-3900-01 パイプシェルフ用フラットバー510
- 1-3900-02 パイプシェルフ用フラットバー810
- 1-3900-03 パイプシェルフ用フラットバー1110
- 1-3900-06 パイプシェルフ用フラットバー1110

お買い上げ有り難うございます。





この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。



安全上のご注意





この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。





いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	特定しない一般的な使用者の行為		機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止








<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・使用周囲温度 5～40℃以内のところ。 ・60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用ください。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・湿気のないところ、結露しないところ、水滴のないところでご使用ください。

※本製品を屋外で使用することは避けてください。


<使用上の安全に関する注意>

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品はステンレス製です。構造上、やむを得ず角が鋭くなった所があります。設置や移設、清掃する際には十分注意をしてください。ケガをする恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・破損したものは使用しないでください。思わぬ怪我や事故を招く恐れがあります。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品はステンレス製です。ステンレスを侵す薬品類の使用は避けてください。ステンレスが腐食する恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・固定用ツマミネジはしっかりと締付けてください。締付けが不十分ですとご使用中に落下等の可能性があります。 ・パイプシェルフ等の支柱に確実に固定されている事を確認してからご使用ください。


<製品概要>

この商品はパイプシェルフ等に後付け可能な背面用ボードです。
保管物の品名表示、背面への落下防止、小物の固定等にご利用いただけます。

<外観>

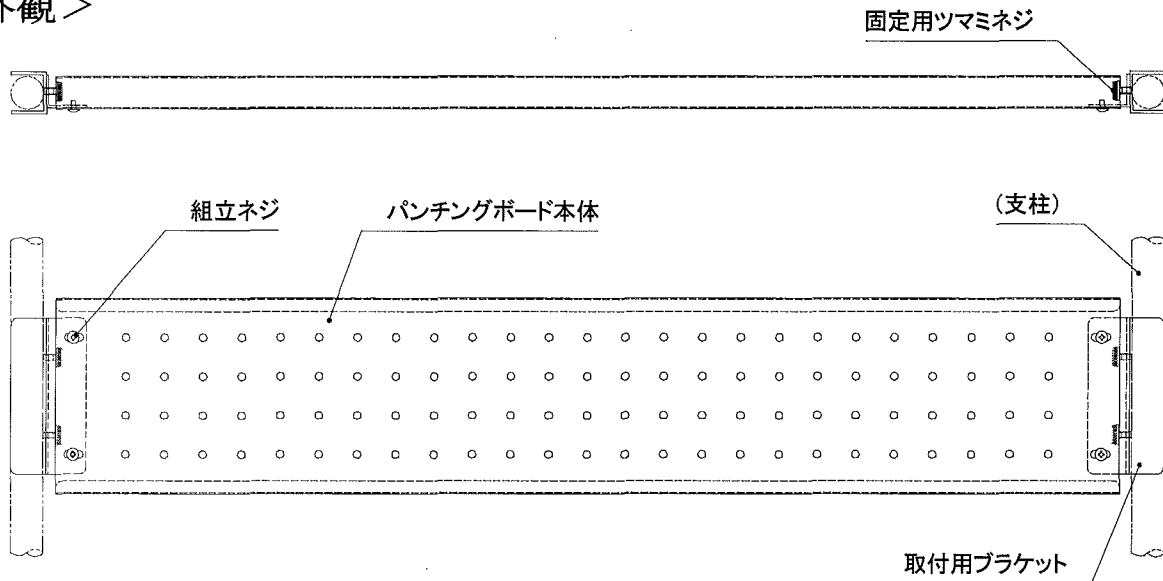

<取付け方法>

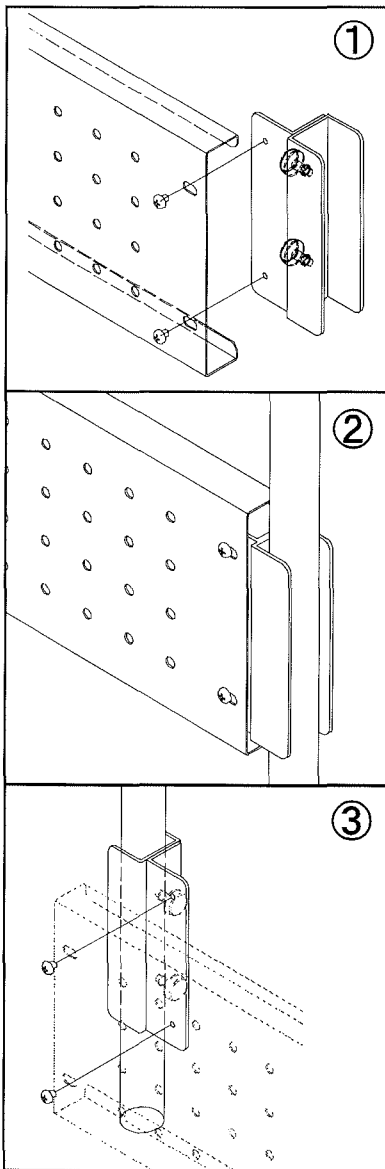

①はじめに左図 1. のように取付用ブラケットとパンチングボード本体を付属の組立ネジで接続します。
この時、取付用ブラケットは片側だけを組立ネジで固定してください。
また、組立ネジは仮止め状態としておいてください。

②次に、左図 2. のように①でパンチングボード本体と固定した取付用ブラケット部を支柱にあてがってください。

③次に反対側の取付用ブラケットとパンチングボード本体を接続します。
まず、取付用ブラケットを左図 3. のように支柱にあてがい、付属の組立ネジでパンチングボードと固定してください。
次に、①で仮止め状態にしていた組立ネジをしっかりと増し締めしてください。

最後に、パンチングボードの位置を調節して固定用ツマミネジで支柱を押さえつけるようにしてパンチングボードを支柱に固定してください。





以上で取付けは完了です。

各ネジ部に緩みがなく、支柱に確実に固定されている事を確認後にご使用ください。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

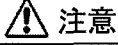 警告	
	・構造上やむを得ず、ステンレス板の端部や角部が鋭くなった所があります。ケガをしない様十分注意してください。
 注意	
	・クレンザー（磨き粉）、酸等、ステンレスに傷をつけたり、侵したりするものは、使用しないでください。

<仕様>


	パイプシェルフ用 フラットバー-510 (φ25.4パイプ用)	パイプシェルフ用 フラットバー-810 (φ25.4パイプ用)	パイプシェルフ用 フラットバー-1110 (φ25.4パイプ用)	パイプシェルフ用 フラットバー-1110 (φ38パイプ用)
外寸法 (mm)	594×32×150	899×32×150	1201×32×150	1186×44×150
耐荷重	約 1Kg (均等荷重)			
材質	本体/ブラケット：ステンレス (SUS430)			

第1版 2008年10月作成

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

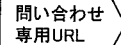 <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。