


取扱説明書 多連式マグネチックスターラー HSD-4 HSD-6

この度は弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。
また、お読み頂きました後も大切に保管して下さい。

製品概要

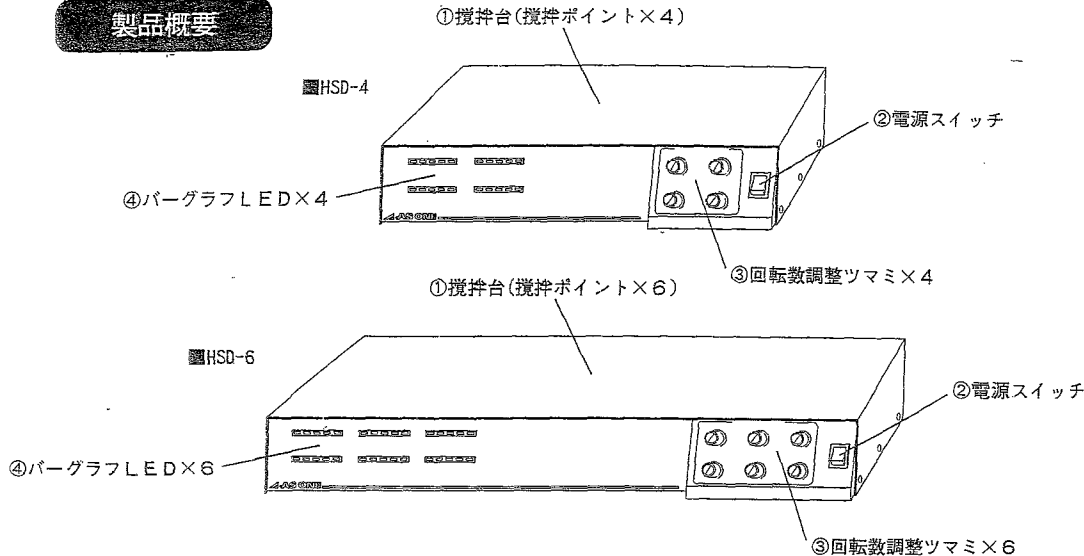

使用方法

- ②電源スイッチがOFF位置になっている事を確認して、電源プラグを三芯接地付きコンセントに差し込んで下さい。
- ③回転数調整ツマミを全てL位置にしてから、②電源スイッチを入れて下さい。
- 回転子を入れた攪拌容器を、①攪拌台の攪拌したいポイントの中央に乗せて下さい。
- 攪拌したいポイント番号の③回転数調整ツマミを、徐々に右に回して、任意の回転数まで上げて下さい。
- 攪拌が終了しましたら、②電源スイッチを切るか、③回転数調整ツマミをL位置にして、攪拌容器内の回転子が停止してから、乗せた攪拌容器を①攪拌台から取って下さい。
- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

ご注意下さい

攪拌物の粘度特性・容量等により
低速域では回転が安定しない事
があります。この場合は、回転数を
少し上げ、調整の後ご使用下さい。

製品仕様

型番	HSD-4	HSD-6
回転数(rpm)	100~1200	
攪拌容量(ml)	50~2000x4	50~2000x6
回転数表示	バーグラフx4	バーグラフx6
攪拌台寸法(WxDmm)	320x300	480x300
攪拌台材質	SUS304	
外形寸法(WxDxHmm)	320x311x70	480x311x70
重量(kg)	3.5	5
電源	AC100V 50/60Hz 2A	
付属品	テフロン回転子 30mm 4個	テフロン回転子 30mm 6個
周囲温度範囲(℃)	5~35	

安全にお使いいただくために



100V専用

◎この製品の電源電圧はAC100V専用です。
電源電圧が異なりますと機械の故障や
火災の原因となります。



接地必要

◎万一の感電防止のためにアースを
して下さい。



断線注意

◎電源プラグの取り外しはプラグを持って
外して下さい。電源コードを引っ張りま
すと断線の原因となります。



水注意

◎本機は防水仕様ではありません。
ご注意下さい。
また蒸気・結露などにもご注意下さい。



改造禁止

◎分解・改造などを行わないで下さい。
故障や感電事故につながりますので
ご注意下さい。



異常注意

◎異常が発生した場合は電源プラグを
引き抜いて下さい。
修理などはご購入の販売店にご相談下さい。



感電注意

◎濡れた手で操作をしないで下さい。
感電事故につながりますので
ご注意下さい。



警告

◎回転子駆動の為に磁石を利用していますので
磁性体を近づけると吸引され指などが挟まれ
ケガの原因となります。



警告

◎容器いっぱい攪拌溶液を入れたり小容量の
攪拌時など攪拌を高回転で行うと溶液が溢れ
る危険があります。容器の選定には十分注意
して下さい。



警告

◎本装置を不安定な場所で使用しないで下さい。
装置が移動・転倒しケガの原因となります。
設置場所には十分注意して下さい。

実験中の注意



◎試料が飛び散る場合があります。
実験中は必ず防護メガネを着用
してください。



◎実験中に飛び散った試料や薬液などは
すぐにふき取って下さい。



◎実験中は定期的に十分な換気を行って
下さい。必要な場合はドラフトなどの
換気設備をご使用下さい。



◎ドラフト内での使用では雰囲気ガスに
より製品の耐久性が著しく低下する
ことがありますのでご注意下さい。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分

土・日 祝日及び弊社休業日はご利用できません

取扱説明書No. HK-MN0106-0003

2002年5月 第三版作成