

## クールボックス FIN-15150

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用していただくために必ず、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

### 特長

- ペルチェユニットを使用したノンフロン低温保管プレートです。
- ヒートレーンを採用し、薄型で温度分布に優れています。

### ご使用方法

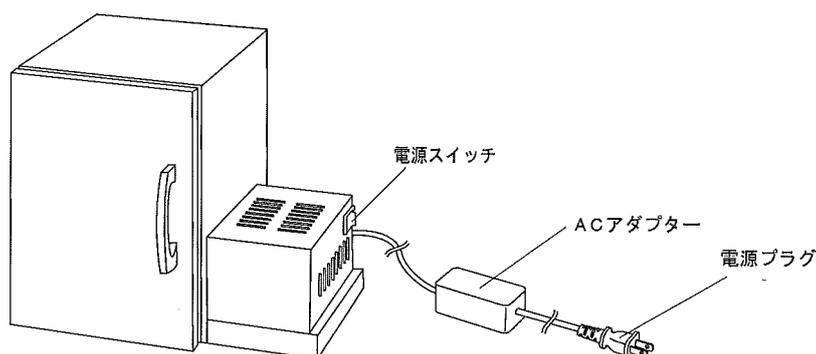

- ① 本体にACアダプターを取り付け、電源スイッチが『OFF』になっていることを確認の上、本体の電源プラグを電源コンセント(100V50/60Hz)に差し込んでください。
- ② 電源スイッチを『ON』にしてください。
- ③ 使用後は電源スイッチを『OFF』にしてください。また長期に使用しない場合は電源プラグを電源コンセントから抜き保管してください。

#### 【ご使用にあたっての注意】

- ・本体のスリットを塞がないで下さい。冷却能力が低下し故障の原因となります。
- ・本商品を動作し続けると庫内プレート面が結露します。定期的にやわらかい布等でふき取って下さい。

※本商品はプレート温度を下げるものであり、庫内温度を下げるものではありません。

【保管時の注意】湿気の無い所、高温にならない所で保管してください。



分解禁止

製品を改造したり、用途以外の使用をしないこと。改造や用途以外に使用すると感電事故や、故障の原因になることがあります。

## 仕様

- プレートサイズ・150×150mm
- プレート材質・アルミニウム
- 外装材質・ステンレス(SUS430)
- 本体サイズ・304×252×272mm
- 重量・2kg
- プレート温度・4℃
- 電源・AC100V 50/60Hz

## 製品保障について

保証書			
本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に裏面保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は下記保証規定により修理いたします。			
品名	クールボックス FIN-15150		
型式	お買い上げ日より1年間	機番	
保証期間	年	月	日
お買い上げ日	様		
お客様	TEL :		
ご住所	担当者印		
取り扱い店名	TEL :		
住所			

**アズワン株式会社**

### 【保証規定】

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、および保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### ■商品についてのお問い合わせは

**アズワン株式会社**

カスタマー相談センター

フリーダイヤル



0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間／午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。