


3-5841-01~04

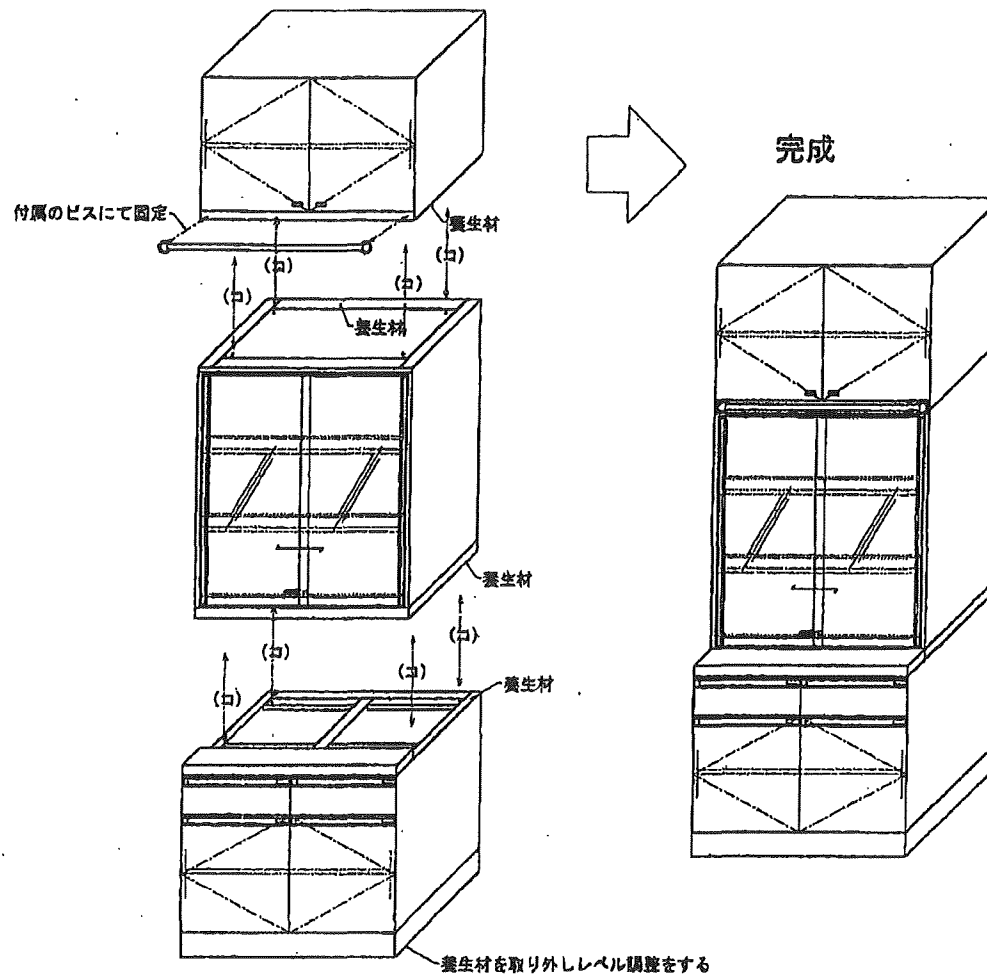

(コ) : コネクター連結

戸棚組立(取り付け)方法

- ①養生材を全て取り下台を所定の場所にセットする
先に、水平をとっておく
- ②ユニットの上下連結：
コネクタービスにてユニット同士を
連結してください
- ③3段積戸棚には、ハシゴ掛けパイプが付属します
付属のビスでパイプ受けを固定してください

必要工具：電動ドライバー

プラスNo.2ビット（パイプ受け固定）

プラスNo.3ビット（上下連結コネクター）