

# 取扱説明書


Instruction Manual

## バレルポンプ

### 5601-0500

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
 ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
 また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

#### 外観図

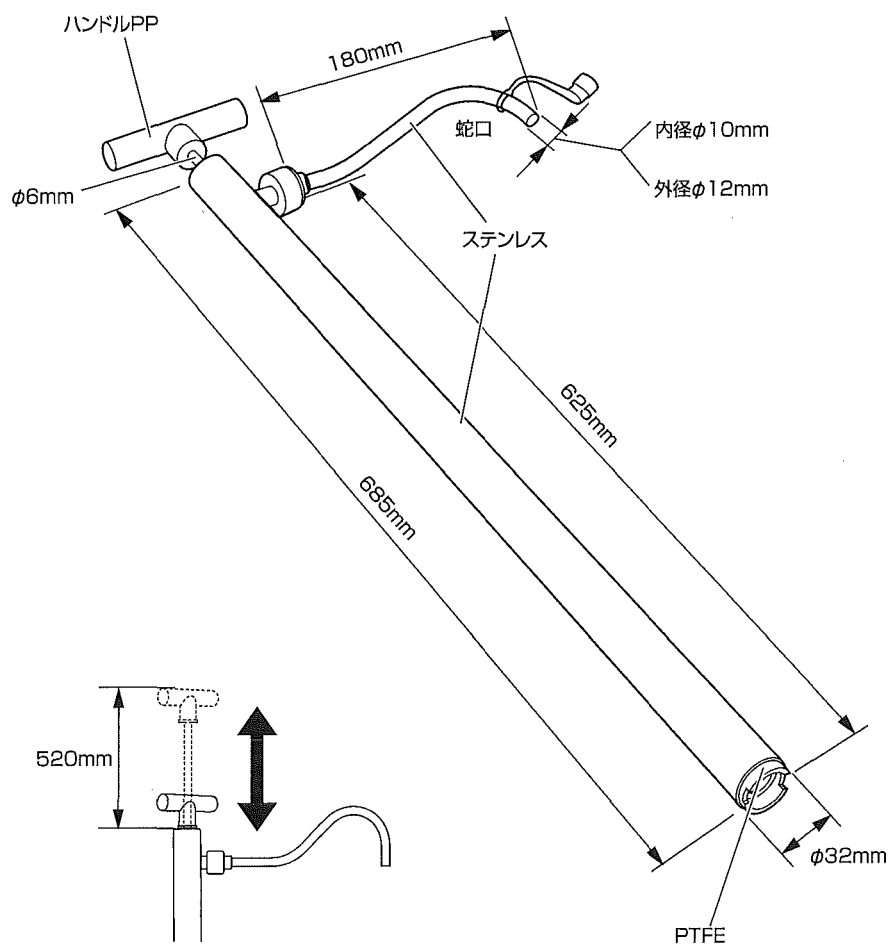

### ご利用に関する注意点

- ご使用の際には薬液がかからぬよう、十分注意して安全な操作を心がけてください。必要に応じて、保護メガネ等の保護具を着用ください。
- 使用する薬品に対する耐薬性をお確かめの上、ご使用ください。
- 同梱部品は、ポンプ本体と蛇口各1個です。

### 実際のご使用方法について

- ポンプに蛇口を取り付けてください。液漏れのないよう、根元まで締め込んでください。
- ポンプの下部先端を薬液に漬けてください。
- 蛇口のキャップを外してください。
- 赤いレバー部分を上下させていただくと、蛇口から薬液が出ます。
- 終了後は、蛇口に再度キャップをしてください。
- 薬液からポンプを抜いてください。ご使用の薬液により、蛇口やポンプ下部からの液漏れについてご注意ください。

#### 保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

#### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。


品 名	バレルポンプ		
型 式	5601-0500		
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 名 前	様		
ご 住 所	TEL.		
取り扱い店名	担当者印		
住 所	TEL.		


### 商品についてのお問い合わせは

#### カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

 0120-700-875 (フリーダイヤル)

 0120-700-763 (フリーダイヤル)

 <http://help.as-1.co.jp/q>

 **アズワン株式会社**

第1版2009年11月作成