

取扱説明書


Instruction Manual

バレルポンプ

品番	型番	仕様
6-9201-03	5601-0400	固定吐出チューブ
6-9201-04	5601-0800	固定吐出チューブ
6-9201-05	5601-0401	フレキシブルホース、コック付
6-9201-06	5601-0501	フレキシブルホース、コック付
6-9201-07	5601-0801	フレキシブルホース、コック付

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

各部名称

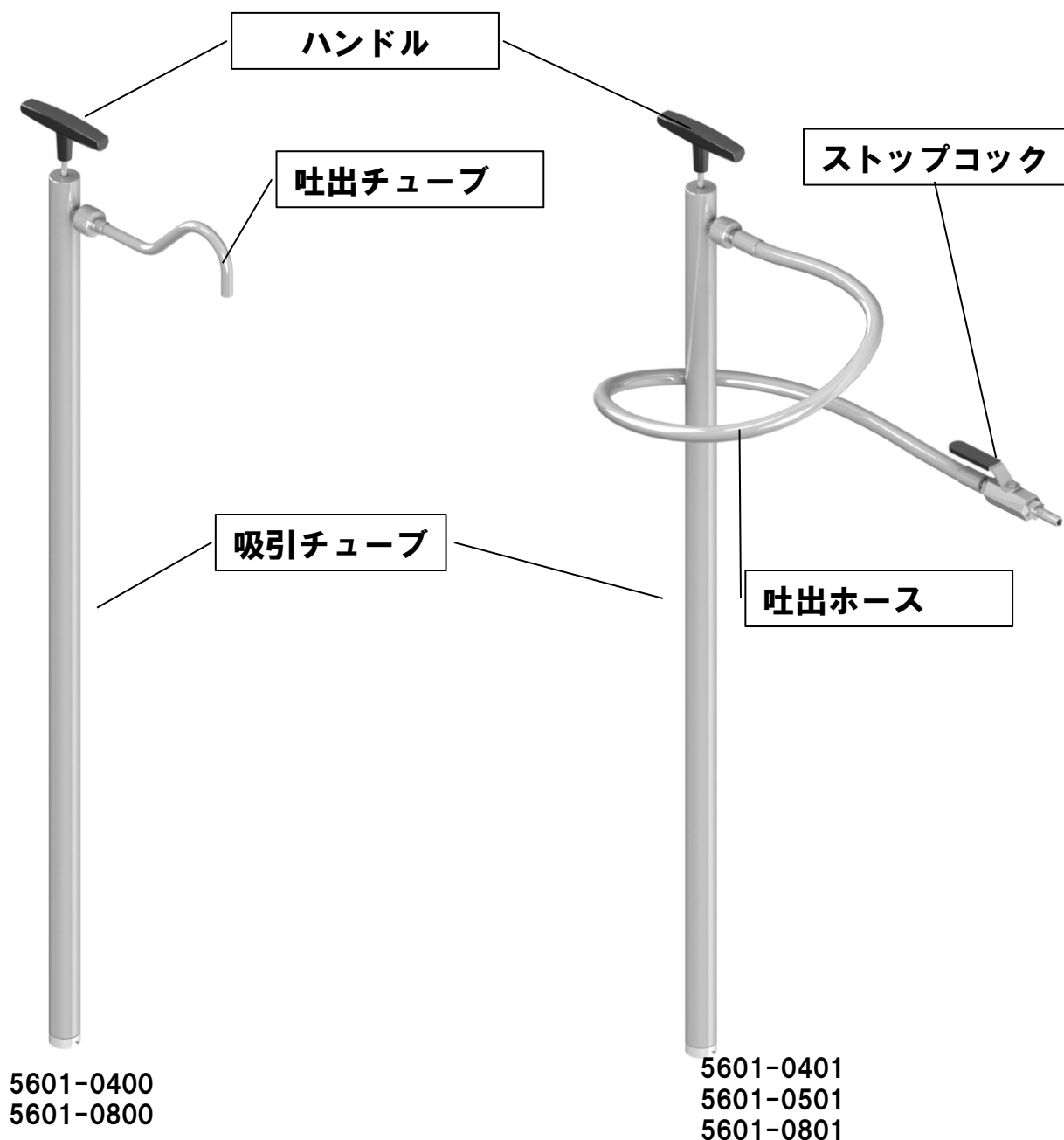



注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品破損の原因となることがあります。

- 内圧が生じる使用や動力による駆動は絶対にしないでください。液体が漏れ、引火や火災の恐れがあります。
- 引火性のある液体の移送には使用しないでください。
- 使用する液体については、本製品の材質に一般的に使用可能な液体をご使用ください。
- 移送する液体を変更する際は必ず前の液体を完全に取り除いたうえ、新しい液体を使用してください。液体が混ざると、化学反応により予期せぬ事故が発生する恐れがあります。
- 幼児・子供が触れない場所で使用、保管してください。
- 運転時は火気厳禁。引火、火災の恐れがあります。
- 本体に衝撃を与えないでください。又落下等による衝撃を与えますと故障や液漏れの原因になります。
- 必要に応じて適切な保護具（手袋、保護メガネ、マスク等）を着用のうえ、ご使用ください。
- 本商品は屋内使用専用です。屋外での使用はしないでください。

組立て方法

- 吐出チューブまたは吐出ホースを吸引チューブにしっかりと取り付けてください。
- 必要に応じて別売のアダプターを使って対象容器に吸引チューブを取り付けてください。

別売アダプター

品番	型番	仕様
6-9201-11	5601-0100	R2インチアダプター
6-9201-12	5601-0130	R2インチアダプター（ガスケット付）
6-9201-13	5600-3150	ゴム栓型アダプター



6-9201-11



6-9201-12



6-9201-13

仕様

品番	6-9201-03	6-9201-04	6-9201-05	6-9201-06	6-9201-07	6-9201-11	6-9201-12	6-9201-13
型番	5601-0400	5601-0800	5601-0401	5601-0501	5601-0801	5601-0100	5601-0130	5600-3150
仕様	固定吐出チューブ		吐出ホース、コック付			R2インチアダプター	R2インチアダプター (ガスケット付)	ゴム栓型アダプター
材質	吸引チューブ、吐出チューブ、吐出ホース、ストップコック／ステンレス (AISI304)、 パッキン／PTFE、ハンドル／PP					ニッケルメッキ真鍮	ニッケルメッキ真鍮、 フッ素ゴム	PVC
吸引チューブ外径(mm)	φ 32					-		
全長 (mm)	480	1030	480	690	1030	-		
吐出量/ストローク (ml)	220	560	220	350	560	-		
吐出チューブ外径 (mm)	φ 10		-			-		
吐出ホース長 (m)	-		1.2			-		

Made in Germany

保証規定	保証書																
<ol style="list-style-type: none"> 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 <ul style="list-style-type: none"> ・誤使用、不当な修理・改造による故障。 ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 ・接続している他の機器が原因による故障。 ・車両・船舶等での使用による故障。 ・消耗部品、付属部品の交換。 ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。 ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。</p> <table> <tr> <td>品 名</td><td></td></tr> <tr> <td>品 番</td><td></td></tr> <tr> <td>保 証 期 間</td><td>お買い上げ日より 1年間</td></tr> <tr> <td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr> <tr> <td>お 名 前</td><td>様</td></tr> <tr> <td>ご 住 所</td><td>TEL.</td></tr> <tr> <td>取り扱い店名</td><td>担当者印</td></tr> <tr> <td>住 所</td><td>TEL.</td></tr> </table>	品 名		品 番		保 証 期 間	お買い上げ日より 1年間	お買い上げ日	年 月 日	お 名 前	様	ご 住 所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住 所	TEL.
品 名																	
品 番																	
保 証 期 間	お買い上げ日より 1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お 名 前	様																
ご 住 所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住 所	TEL.																

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは 修理窓口

TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません