


# 取扱説明書

Instruction Manual

## 小型圧搾器（プレス式）

### AS-JM1

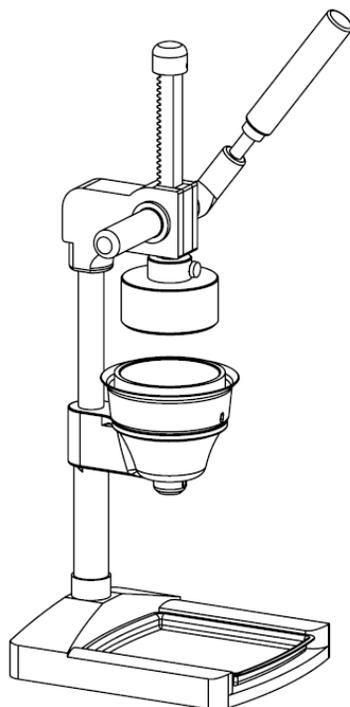


### お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み  
になって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ  
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用  
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ  
ところに添付して下さい。

**アズワン株式会社**

## 各部の名称

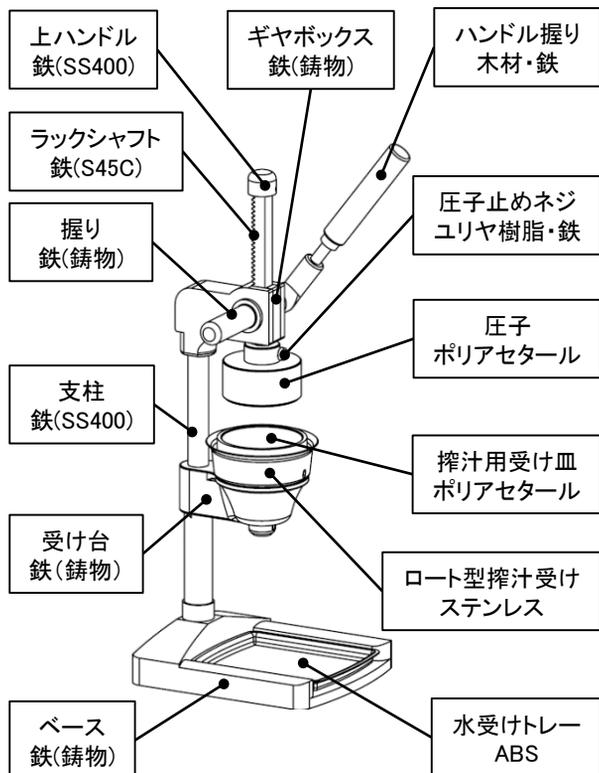

## 本機の特徴

- ・受け台が回り被圧搾物の出し入れがスムーズにできます。
- ・搾汁が触れる箇所は取り外しでき、洗浄が容易にできます。


## ご使用方法

- 1 ハンドル握りを時計方向に回し、圧子を上げます。
- 2 受け台を左に回して被圧搾物を入れます。  
●被圧搾物は搾汁用受け皿からはみ出さないように入れてください。
- 3 受け台を元の位置に戻し、ハンドル握りを反時計方向に回して圧搾します。

## ご使用上の注意

- ・過度に硬いものは搾らないでください。圧子や搾汁用受け皿等の破損の原因となります。
- ・手や指を挟まないよう、注意してご使用ください
- ・各部清掃は、水、ぬるま湯又は消毒用アルコールをご使用ください。シンナー・ベンジン等の溶剤は絶対に使用しないでください。また、ラックシャフト部にはグリスを塗布してありますので、触れないよう注意してください。

## 寸法図

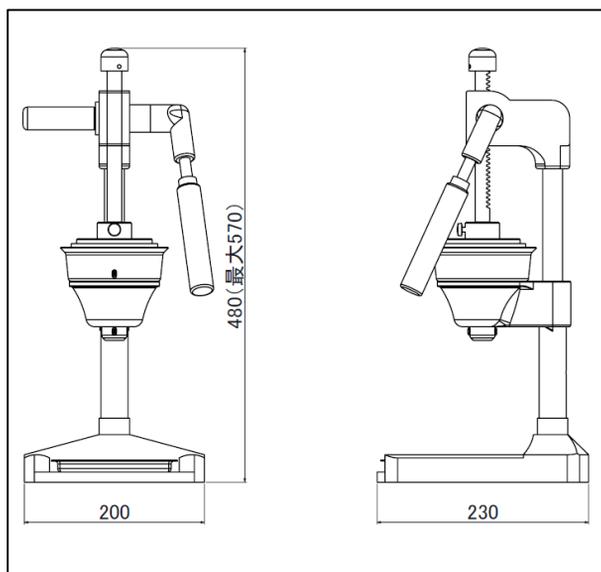

●付属品：水受けトレイ、ロート型搾汁受け、搾汁用受け皿

## 仕様

型式	AS-JM1
外形寸法	横幅200 × 奥行230 高さ480(最大570)
本体重量	約8.7kg
受け皿寸法	内径 φ86mm × 深さ35mm
原産国	日本

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	_____
型式	_____
機番	_____
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL :
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL :

**アズワン株式会社**

### 〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
  - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
  - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
  - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

## アズワン株式会社

### ■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

### ■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ  
専用E-mail

[repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。