

取扱説明書

Instruction Manual

navis*


ステンレス棚板

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みにになり、末永くご愛用くださいますよう御願い申し
上げます。

また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

目次

使用上のご注意	P. 1
お手入れ方法	P. 1
製品仕様	P. 1
部品構成	P. 1
組立方法	P. 2
製品保証	P. 2

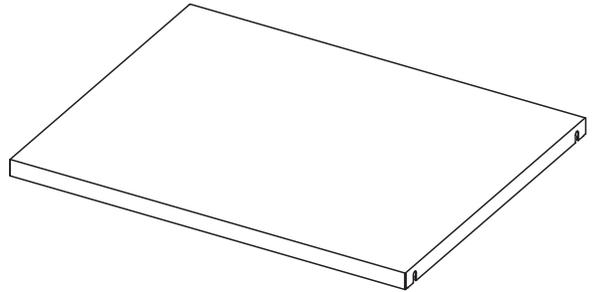

使用上のご注意

- 本製品を目的以外の用途で使用しないでください。破損や怪我をする恐れがあります。
- 無理な荷重は破損の原因になります。
- 本製品1枚の耐荷重は20kgです。20kgを超える物は載せないでください。また、20kg以下でも一点に集中的な荷重をかけないでください。破損の原因になります。
- 本製品に薬品などが付着しましたらすぐに拭き取ってください。長時間放置しますと変色する恐れがあります。
- もし使用中に変形や曲がりが発生した場合には、直ちに使用を中止し、購入された販売代理店にご相談ください。そのまま使用されますと、破損や怪我をする恐れがあります。

お手入れ方法


- 本製品が汚れた際は、乾拭きするか硬く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤かOA機器クリーナーを使用してください。
- 漂白剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸類、及びこれに類するものは使用しないでください。変色する恐れがあります。

製品仕様


品番	品名	サイズ	対応製品
8-4439-13	ステンレス棚板（ハーフ）	307×479×25mm	AR-S400、AR-S400増設用
8-4439-14	ステンレス棚板	607×479×25mm	AR-S700、AR-S700増設用

部品構成

- 本製品には下記の部品が含まれております。

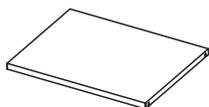

棚板
1枚

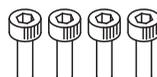

六角穴付きボルト M6×10
4個




六角棒スナバ 5mm
1個

組立方法

A 《取付け方法》

- ①アルティアラックシリーズ本体（別売）の棚板を取付けたい位置で、フレーム内側のネジ穴に六角穴付きボルトM6×10を仮締めし、棚板側面の4箇所の溝をはめ込んでください。
- ②六角穴付きボルトM6×10を本締めし、棚板をしっかりと固定してください。

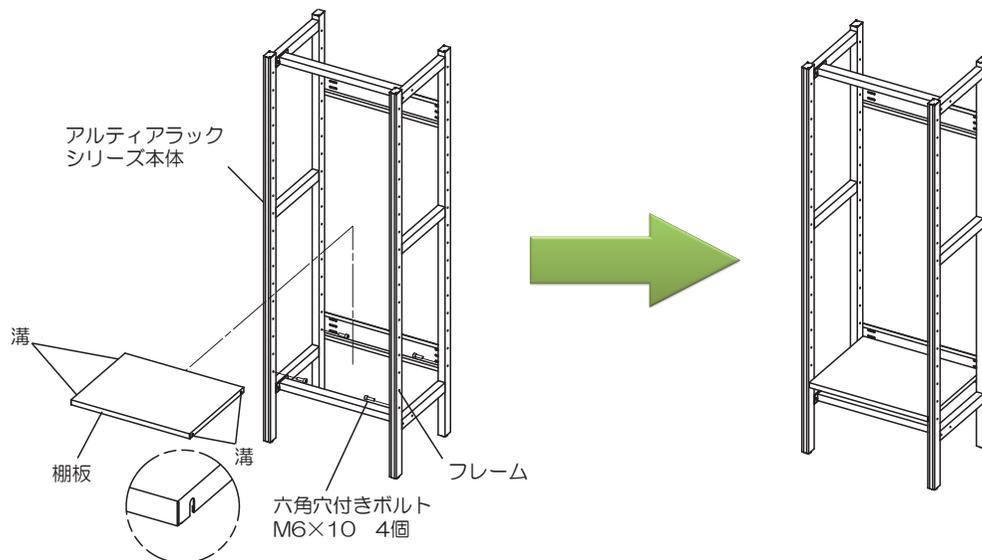

製品保証

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875
 FAX 0120-700-763
 問合せ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535
 FAX 0120-788-763
 問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

2013年11月 初版作成