


取扱説明書

ハンディ真空ピンセット GVP-H

2-P082-01

製品概要

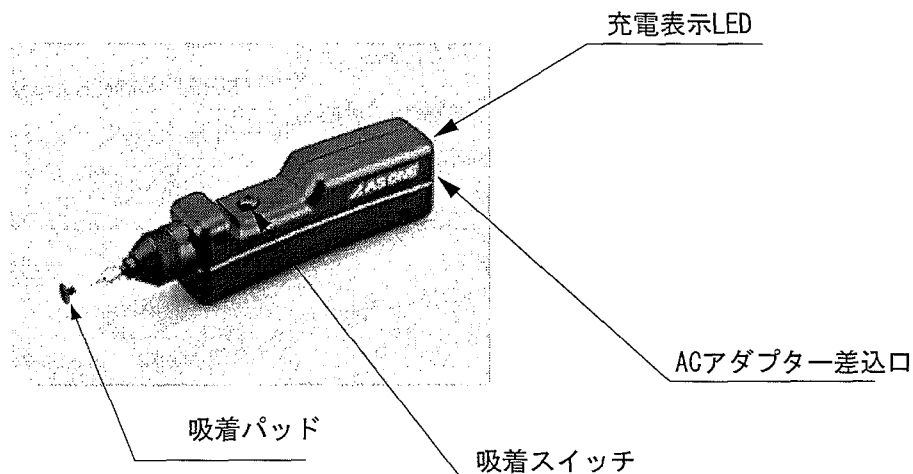

使用方法

- 1 ; 吸着する物の表面にパッドを密着させて吸着スイッチを押すと吸着を行います。(必ずスイッチ中央の穴を手でふさいでください。)
- 2 ; 吸着スイッチを離すと吸着したものが離れます。

仕様

| | |
|--------|-------------------|
| 真空到達度 | 約500mmHg |
| ポンプ | ダイヤフラムポンプ |
| 連続使用時間 | 約3時間 |
| 付属品 | パッドφ10 mm、ACアダプター |

充電方法

- 1 ; ACアダプター差込口にACアダプターのジャックを差し込んでください。充電中には充電表示LEDが赤色に点灯します。(充電時間は約8時間以内です。)
- 2 ; 充電が終了すると充電表示LEDが黄色に点灯します。

本製品について



本製品は吸引による減圧によって、吸着を行いますので表面に大きな凹凸があるものの吸着はできません。また小さな凹凸でもパッドの隙間から空気漏れを起こすことにより、吸着ができない場合があります。

使用上の注意



- ①ほこりや粉体を吸引しないでください。→目詰まりの原因になります。
- ②液体の吸引は行わないでください。→漏電の危険性があります。
- ③液体が付着した物質の吸引は行わないでください。→漏電の危険性があります。

※アフターサービス・モーターについて

本器のモーターはカーボンブラシを使用しています。長期間ご使用になってカーボンブラシが規定値まで磨耗したところでモーターの寿命になります。(モーターの寿命は商品の使用頻度やご使用になる環境によっては短くなる場合があります。)

その際にはお買い上げの販売店もしくは弊社カスタマー相談センターまでご相談ください。尚、モーターの寿命については保証対象外とさせていただきます。

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

取扱説明書

2007年9月 第1版作成