


**取扱説明書**

**マルチパーパスラボバット UPB-450/450W**

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために必ず、この『取扱説明書』をお読みの上正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この『取扱説明書』は大切に保管してください。

**ご使用にあたっての注意**  **注意**

- ・本商品は理化学実験安全対策用プラスチックバットです。用途以外の使用はしないでください。
- ・本商品の材質はPVC(ポリ塩化ビニル樹脂)です。本商品を侵す恐れのある溶剤などは使用しないでください。また、そのような雰囲気でのご使用はおやめください。
- ・乱暴な取扱いは避けてください。破損や事故の原因になります。
- ・使用中に本体のワレやガタツキを生じた時は、ただちに使用をおやめください。
- ・異常を発見した場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・本商品を堅牢で水平な場所に設置してください。
- ・熱の加わる場所や直接日光の当たる場所には設置しないでください。
- ・本商品はディスプレイタイプです。商品の消耗が著しい場合は新しいものに交換してください。
- ・本商品に収納物を入れたまま移動させないでください。収納物が転倒や破損したり、事故の原因になります。

**使用方法**

- ・実験用具をていねいにセットしてください。決して無理な力は加えないでください。
- ・外縁部にはピペットホールディング機構(スキャロップ)が付いています。ピペットなどの一時保管などにご利用ください。
- ・内部にポケット部がありますので用途に応じてご利用ください。
- ・最外周部は立ち上がり構造になっており、漏液防止に効果がありますが液が漏れた場合はすみやかに適切な措置をとって安全に十分な配慮をしてください。

**仕様**

型番	UPB-450(透明)	UPB-450W(白)
仕様	外寸法：509mm×409mm×45mm×5mm(厚さ) 有効内寸法：445mm×350mm ポケット部：150mm×100mm×15mm スキャロップ：縦・横/各5個(大)、ポケット部/7個(小)	
材質	PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)	
入数	10枚入	

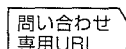
■商品についてのお問い合わせは

**アズワン株式会社**

カスタマー相談センター

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

フリーダイヤル TEL 0120-700-875  
FAX 0120-700-763

 <http://help.as-1.co.jp/q>