

## 取扱説明書

## 傾斜スタンド

KE-STAND

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために必ず、この『取扱説明書』をお読みの上正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この『取扱説明書』は大切に保管してください。


ご使用にあたっての注意  注意

- ・本商品は傾斜型試験管立て(KER30-10)専用の傾斜スタンドです。用途以外の使用はしないでください。
- ・乱暴な取り扱いや無理な力は加えないでください。破損や事故の原因になります。
- ・本商品を堅牢で水平な場所に設置してください。
- ・使用中に本体の損傷やガタツキを生じた時は、使用をおやめください。
- ・異常を発見した場合は使用を中止し、お買上げの販売店にご相談ください。


## 使用方法

- ・試験管立て(KER30-10)と本商品により3通りの傾斜角度でピペッティング作業などが行えます。


①90°セット例

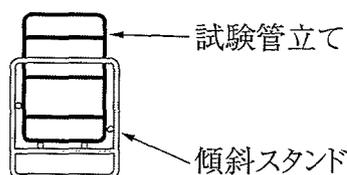


②約60°セット例

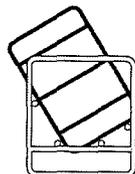

③約30°セット例

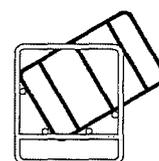

- ・試験管立てをそれぞれ傾斜スタンド底部フレームと側部フレーム(左右)に確実にセットしてください。

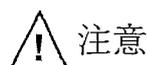

- ・試験管立てをセットしての移動はおやめください。また本商品を移動させる場合は必ず本体の枠を持って移動してください。

## ■仕様

- ・本体サイズ：205mm×94mm×80mm
- ・材 質：ステンレス (SUS304)

※試験管立て、傾斜スタンド共に受注生産もお受けします。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■商品についてのお問い合わせは

**アズワン株式会社**

カスタマー相談センター

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

フリーダイヤル TEL 0120-700-875  
FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>