



除湿ユニット (大型)



本機器の機能を有効に利用して頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。

◎ 各シンボルマークの定義

※ 商品を使用する前に必ずお読みください。また、警告・注意の指示は必ず守ってください。


 警告	取り扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取り扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の損傷の原因となることがあります。

■使用上の安全に関する注意


 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・使用周囲温度が35℃以上の時、温度異常を検出する場合がありますので、周囲温度が必ず5℃～35℃の所で使用してください。 ・本品上部の吹き出し口及び、下部の吸い込み口はふさがないようにしてください。 ・改造、分解は絶対にしないでください。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本品は、有機溶剤全般に侵されますので、これらの薬品で拭かないでください。

■操作方法

- ・はじめてご使用される時
 - (1)電源コードを交流100Vのコンセントに差し込みます。
 - (2)湿度表示部に **---** が点灯した後、しばらくして現在の湿度が点灯表示されます。
 - (3)約1分間庫内の湿度を測定した後、60分の除湿剤再生を行い、後10分間排気を行います。その時、設定湿度より庫内の湿度が低い場合は動作を停止します。
 - (4)再生排気が終わると除湿を2時間行います。
 - (5)除湿中に設定湿度になると動作は停止します。
 - ・動作中に設定湿度を変更したいとき
 - (1)動作 (湿度表示が点灯) 中にSETスイッチを押すと湿度表示が点灯から点滅に変わり、設定モードになります。
 - (2)UPまたはDOWNスイッチを何度か押して設定したい湿度を表示させてください。
 - (3)設定したい湿度にした後、SETスイッチを押してください。湿度表示部が点滅から点灯に変わり、設定された湿度での動作が開始されます。
- ※設定できる湿度は20～50%までの1%刻みの範囲です。

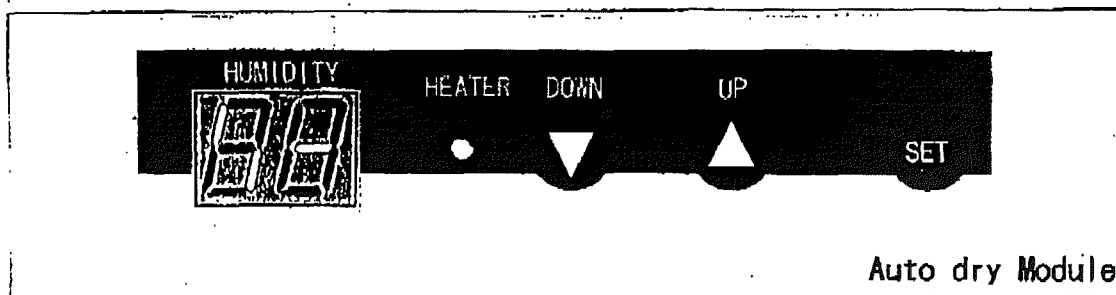

基本動作

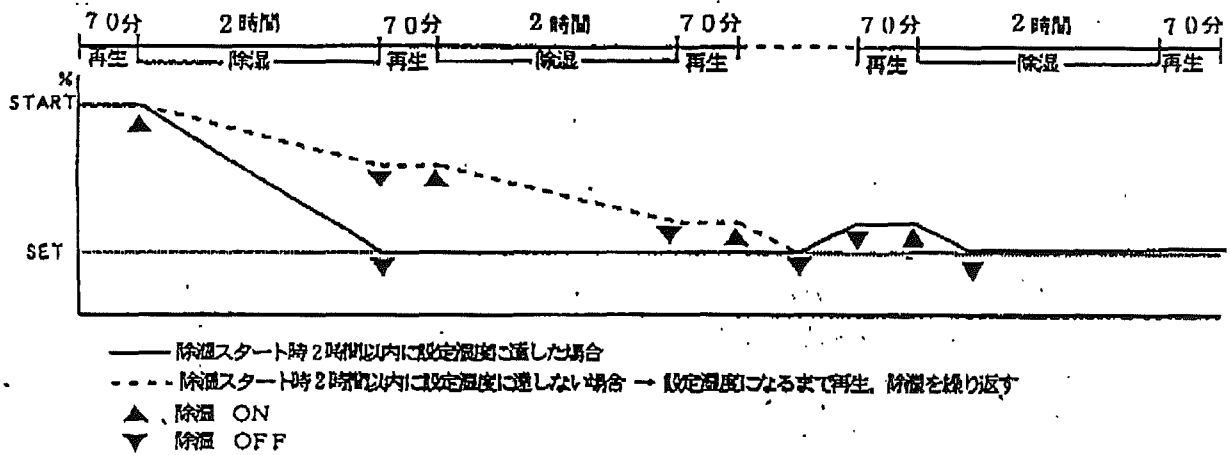

- 工場出荷時の設定湿度は20%になっています。
- 湿度表示部が点灯中は現在湿度、点滅中は設定湿度が表示されています。
- 湿度が20%未満のときは **LO** が、51%以上のときは **HI** が表示されます。
- 環境湿度より高い湿度に設定すると動作を停止します。(加湿はできません)
- 湿度表示精度は使用環境の温度等により多少バラツキがあります。
- 再生中の湿度表示は再生直前の湿度を表示した状態で固定されています。
- 動作中設定湿度に達し、動作が停止した後加湿されて再び動作する時は、必ず再生工程から入ります。再生工程時はHEATER赤ランプが点灯します。
- 動作中電圧の上昇(110V)や、外気温の上昇(35℃以上)等でモジュール内部の温度が異常に昇った場合、内部の温度センサーにより動作は停止し、表示ランプ部は **EE** の点滅になります。その時は、電源を切り(コンセントを外し)10分程度冷却し、再び電源をONしてください。電源をONした後は必ず初期の動作から始まります。その後再生工程中に再び **EE** の点滅表示をする場合は何等かの異常があります。安全のため速やかに電源を切ってください。
- 動作中に異常音や異常臭のする時は、速やかに電源を切ってください。
 ※異常な動作を長時間続けると故障の原因となりますので速やかに納入業者にご連絡願います。
- 次の場所でのご使用はお避けください。
 水のかかる場所や爆発性、腐食性ガスのある場所、塵埃の多い場所や振動のある場所
- 標準使用環境
 周囲温度5~35℃ 周囲湿度30~85%RH

アズワン株式会社
 カスタマー相談センター
 TEL : 0120-711-875 (フリーダイヤル)
 FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)
 受付時間 : 午前9時~午後5時30分まで
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。