

3-067-11



3-1122-01



ステンレス薬品庫SG型・SN型

取扱説明書

- このたびは、製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの説明書をよくお読みになり十分に理解してください。またお読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

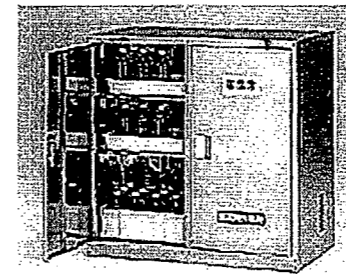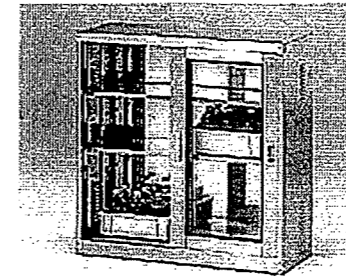

INDEX

製品の特徴・・・・・・・・・・ 2
お使いになる前に・・・・・・・・ 2
安全上のご注意・・・・・・・・ 2
使用上のご注意・・・・・・・・ 3
各部の名称・・・・・・・・・・ 3



アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

e-Mail q@so.as-1.co.jp

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

取扱説明書 No.KI-H-H-004 2004年4月改定

製品の特徴

- ステンレス(SUS304)製で耐薬品性・耐食性に優れています。
- SG型はSN型の上部で使用出来るようになっております。
連結金具はSN型に固定金具と共に入っています。
(SN型+SN型の連結も可能です。)
- 棚板は自由棚ですので高さ調整可能です。

お使いになる前に

確認/点検


- 製品がお手元に届きましたら、型式、寸法、仕様などがご注文通りのものかご確認ください。
SG型 ……棚板 2枚 カギ 予備も含め2本
SN型 ……棚板 4枚 トレー 1個 バット 2個 固定金具・連結金具 1セット(固定金具2ヶ・連結金具2ヶ・トラスビス4×10(クロメートル)10本・コンクリート釘#12(3mm)×35L×2本)
カギ左右取用 予備も含め2本ずつ
- 輸送中の破損箇所がないか点検してください。


お願い

- お取り扱いの際には、製品を傷つけたり、破損したりしないように充分ご注意ください。
- 雨のかかる場所に製品を放置しないようにしてください。
- 保護フィルムは長期間たつとはがれにくくなりますので、必ずはがしてお使いください。
(SN型の扉部の文字シールがはがれないように気をつけて下さい。)
- もしもの時のカギの紛失に備えてカギの番号を必ず控えて下さい。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

 警告
<ul style="list-style-type: none"> ● 製品の上に乗らないこと けがの原因になります。

 注意
<ul style="list-style-type: none"> ● 棚に物を載せすぎないこと 耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下によるケガの原因になります。 ● 不当な改造をしないこと 不当な改造は製品破損等によるケガの原因になります。 ● 高温・低温になる物のそばに設置しないこと やけどや凍傷、損傷の原因になります。 ● 設置面が丈夫で平らな所に、棚面が水平になるように設置すること 傾いていると製品が転倒したり取納物が落下して、ケガの原因になります。

使用上のご注意

弊社の薬品庫SG型・SN型は免震構造を採用しております。設置の際は床が水平な場所に設置されるようお願いします。
詳しくはご購入先にご相談ください。

各部の名称

