
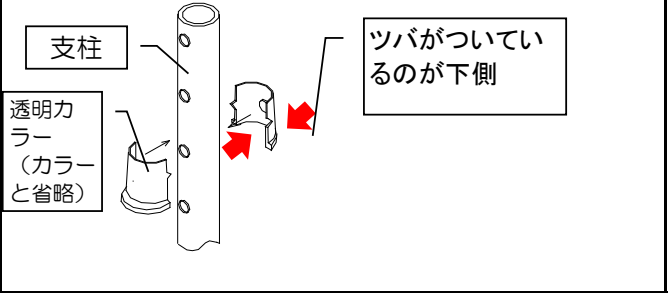
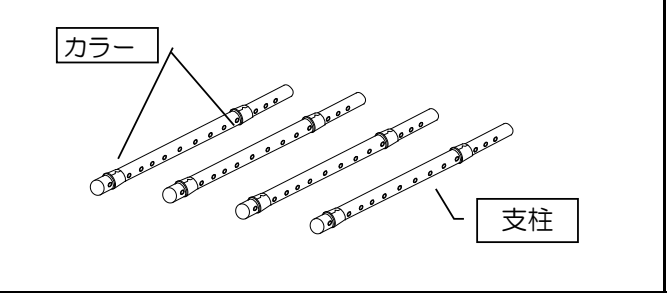



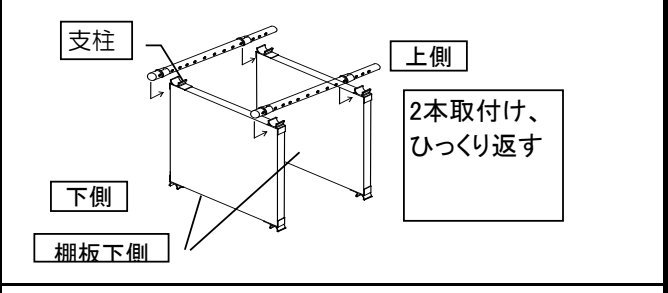
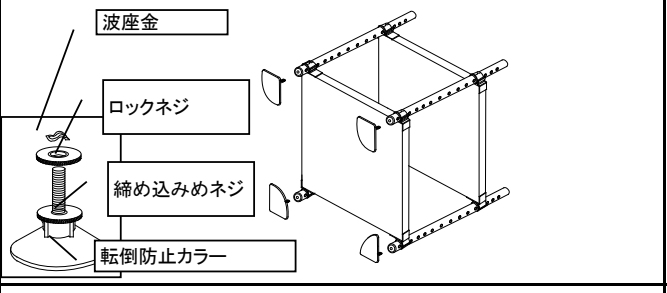
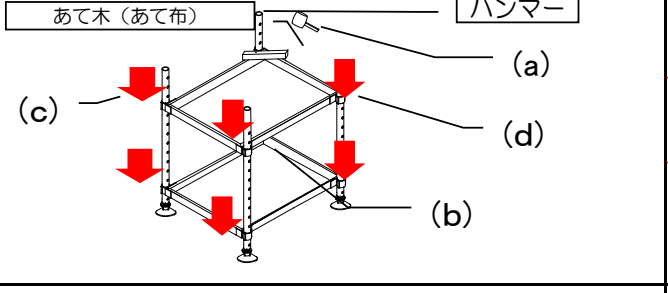
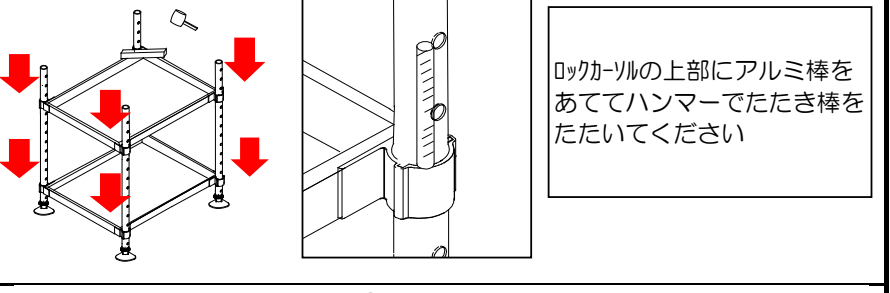

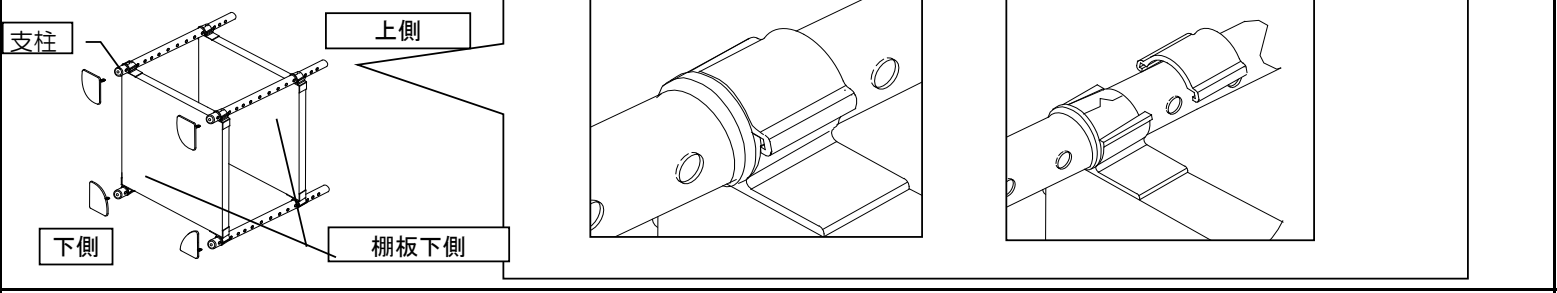
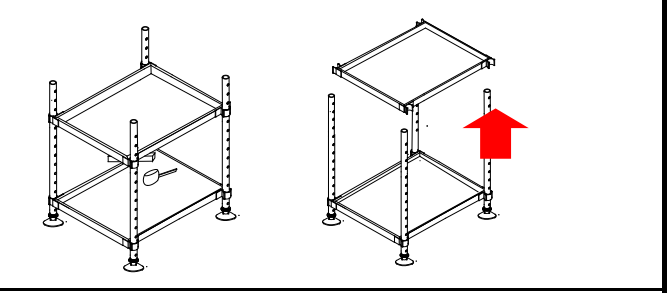


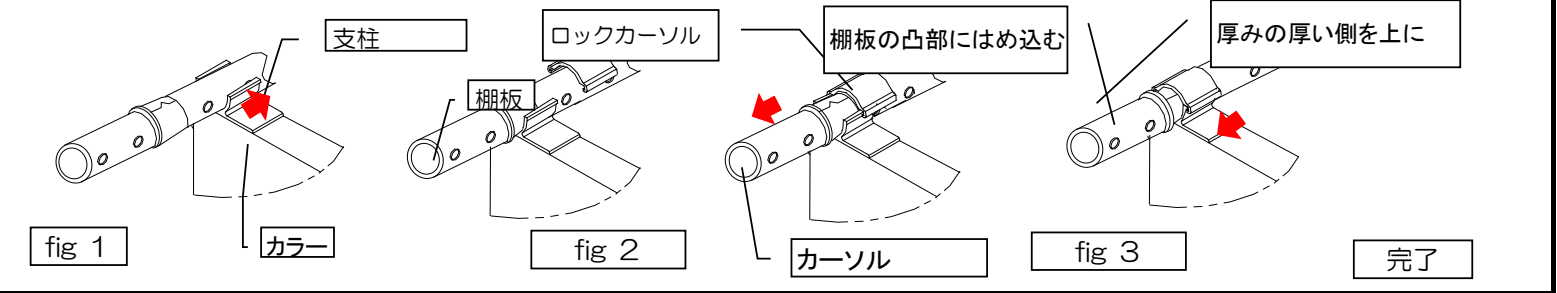

アルミ作業台 組立て要領書

対応機種
2-965-01 AA6045
2-965-02 AA9060
2-965-03 AA9075

ユニットの組立て方			
①透明カラーの取付け要領	②透明カラーの取付け	③棚板の仮組立て要領	
			
1)支柱の凹穴にカラーの凸部が合うようにカラーを2個1組でセット。棚を取り付ける位置にセットします。	1)支柱を1本取り出し、棚板をセットする高さを決め、その位置にカラーをセットします 2)他の3本の支柱にも同じ高さの位置にカラーをセットします。	1)カラーをセットした支柱を棚板の下側から棚板のロックカーソルに沿って動かし、カラーの8分目程で仮セットします（fig 1）。 2)ロックカーソルを支柱の上側より下ろし、棚板のカーソル凸部（レール）に沿ってはめ込み、仮固定します（fig 2、3）。	
 カラーの上下方向に注意してください。ロックカーソルは厚みの厚い方を上にしてセットしてください。		 棚板の裏表に中止してください。ロックカーソルは厚みの厚い方を上にしてセットしてください。 	
④棚板などの取付け	⑤扇形固定パットの取付け	⑥棚板の固定	⑦ロックカーソルの固定
			
1)棚板上図の様に2枚寝かせ、棚板のカリへ③の要領にて支柱を取付けます 2)2本の取付が完了したら反対にひっくり返し、残りの2本も取り付けます。	1)扇形固定パットの裏面にロックネジ⇒波座金の順で取付けます。 2)支柱下の支柱ネジキャップにねじ込み取付けます。 ※別売のキャスターでも要領は同じです。	1)ユニットを起こし、 2)あて木(あて布)を上図の様に棚板にあてて、ハンマーでたたき、棚板を確実に押し込みます。 3)棚板は(a)～(d)の順番に均等な力でたたいて下さい。	1)ロックカーソルの上部に付属⑤のたたき棒をあて、ハンマーでたたいて、ロックカーソルをカラーのツバまで押し込みます。 2)ロックカーソルは⑥同様(a)～(d)の順に均等な力でたたいて下さい。
		 手を叩かないように気をつけてください。たたきすぎて部材を変形させないように注意してください。	

棚板などの取り外し方	
①ロックカーソルの取り外し	②棚板の取り外し
	
1)ユニットを寝かせます。 2)ユニットのロックカーソルの外側にたたき棒をあて、支柱の下側よりたたいて外します。	1)ユニットを起こします。 2)棚板の下にあて木(布)をあててハンマーでたたき、棚板を外します。
 手を叩かないように気をつけてください	 手を叩かないように気をつけてください

■お客様にてご用意いただきたいもの

・あて木(布)

※一部仕様が予告なく変更になる場合がございます。

取扱い説明書

アルミ作業台

2-965-01
AA6045
2-965-02

取扱説明書

このたびは本商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本取扱説明書は、本商品の組立て要領と使用上の注意事項について記載しております。
最良の状態でお使い頂くために、本取扱説明書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。
なお、お読みになった後も本取扱説明書を大切に保管してください。

構成部品表

①棚板 × 2

②支柱 × 4

③カラー × 8セット

④ロックカーソル × 4

※③④は①に同梱されています。

⑤扇形固定パット × 4

⑥ハンマー × 1

⑦アルミ叩き棒 × 1

⑧ ③の予備数個

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は弊社保証規定により修理いたします。

品名	アルミ作業台
型式	AA6045、AA9060、AA9075
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様住所	
TEL	

取り扱い店名	担当者印
--------	------

(1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。

(2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。

- 誤使用、不当な修理・改造による故障。
- 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
- 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
- 接続している他の機器が原因による故障。
- 車両・船舶等での使用による故障。
- 消耗部品、付属部品の交換。
- 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。

(3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。

(4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

●本取扱説明書に記載されている**⚠注意** マークは取付け、取扱いに関する安全上の注意事項なので必ずお守りください。

●この商品を改造することは絶対に行わないでください。

●この取扱説明書に記載されていない取付けおよび使用方は絶対に行わないでください。記載事項を守らなかった場合に発生した不具合につきましては、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●本商品、商品の取付け方法・取扱い内容などにつきましてご不明な点がございましたらお買い上げの販売店または当社カスタマー相談センターにお問い合わせください。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。