

卓上型クリーンブース BB-100

取扱説明書

この度は、卓上型クリーンブースBB-100をご購入頂きまして誠にありがとうございました。

本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸与されるときには、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体と共に必ずお渡しください。

◎ 各シンボルマークの定義

※ 商品を使用する前に必ずお読みください。また、警告・注意の指示は必ず守ってください。





 警告	取り扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取り扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の損傷の原因となることがあります。

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、最適な場所をお選びください。

 警告	・近くに可燃性の固体・液体・気体のないところ。 ・周囲温度が5℃～40℃以内のところ。
 注意	・結露しないところ。 ・水平で安定したところ。 ・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ホコリの少ないところ及び風通しのよいところ。 ・直射日光のあたらないところ。
 注意	・電源コードは足を引っかけないようなところに取りまわしてください。

<各部の名称>

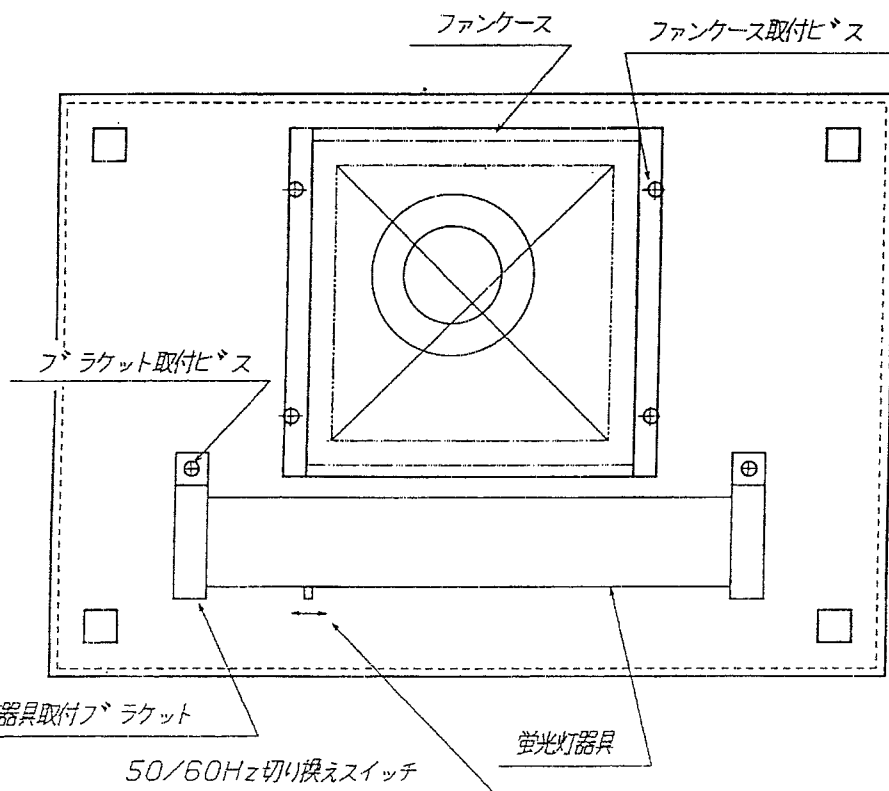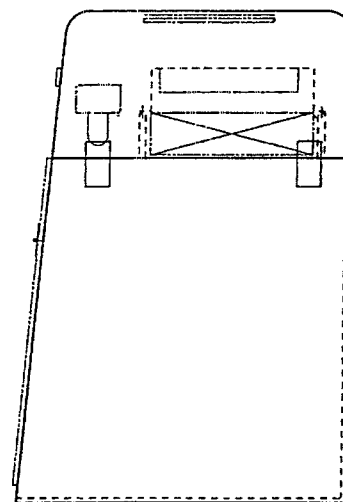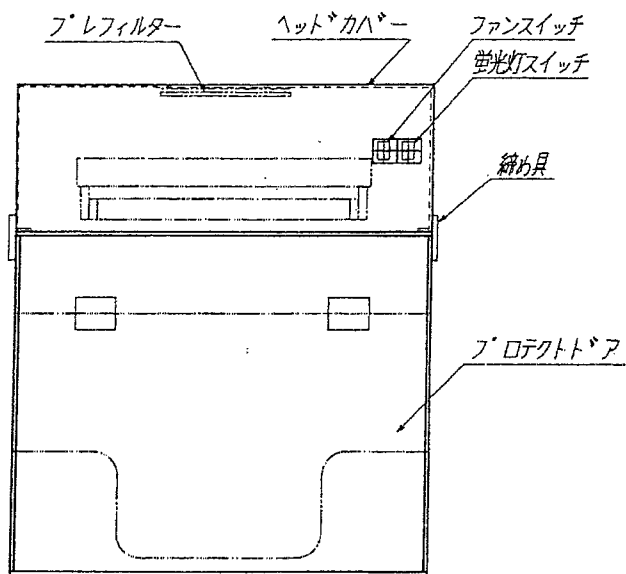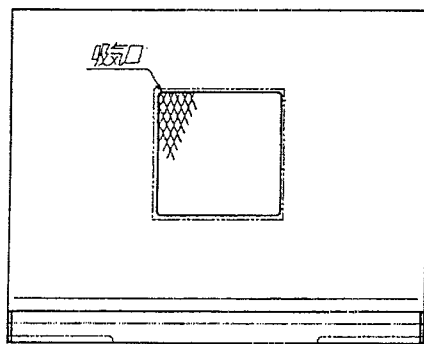

<使用上の安全に関する注意>

 警告	・改造はしないでください。改造したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
 注意	・吸い込み口はふさがらないでください。 ・ヒューズは定格外のものと入れ替えないでください。 ・濡れた手でのスイッチ操作はしないでください。 ・十分な風量を確保するために、プレフィルターはこまめに掃除してください。 ・長時間使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。

<取り扱い方法>

1. まず蛍光灯の周波数切り替えスイッチを使用される地域の周波数にセットします。（出荷時は60Hzにセットされています。）
本体両側面にある締め具（4ヶ所）を解除し、ヘッドカバーを起こし、蛍光灯器具側面にある周波数切り替えスイッチをご使用になる地域の周波数に合わせてセットしてください。セット後、ヘッドカバーを締め具の凸凹に合わせて置き、締め具をセットしヘッドカバーを取り付けてください。
2. 電源プラグをAC100のコンセントに差し込んでください。
3. ファンスイッチをONにするとファンが作動し、クリーンエアーがブース内に吹き出します。
4. 蛍光灯スイッチをONするとランプが点灯し、手元がより明るくなります。必要に応じてご使用ください。
5. 前面のプロテクトドアは開閉式になっております。開閉する際、強い衝撃を与えないようにしてください。扉が破損する恐れがあります。

<プレフィルターの掃除・交換について>

 注意	・ファンスイッチを必ずOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
---	---

1. 本体両側面にある締め具（4ヶ所）を解除し、ヘッドカバーを外してください。この時、ヘッドカバーと蛍光灯器具、ファンケースを接続しているコードのコネクターを抜いてください。
2. ヘッド内側上部にあるプレフィルターを、フィルター押さえを外し、フィルターを引き出してください。
3. フィルターを交換する時は、新しいフィルターを入れてください。掃除する場合は掃除機を使用して、ホコリを吸い取ってください。又、汚れのひどい時は、水洗いして十分乾燥させた後、プレフィルターケースに入れてください。
4. フィルター押さえを取り付けてください。
5. 1で外したコネクターを接続し、ヘッドカバーをコード類を挟まないようにセットし、締め具にて固定してください。

<へパフィルターの交換について>

 注意	- 必ずファンスイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。 - 組付けの時は、内部のコードをケースなどに挟まないように注意してください。
---	--

1. 本体両側面にある締め具（4ヶ所）を解除し、ヘッドカバーを外してください。
この時、ヘッドカバーと蛍光灯器具、ファンケースを接続しているコードのコネクターを抜いてください。
2. 本体フード上面にあるファンケースをビスを緩めて取り外してください。
3. ファンケースを外すと、へパフィルターを取り出すことができます。へパフィルターを取り出し、新しいへパフィルターと交換してください。この時へパフィルターのパッキン部が下になるようセットしてください。
4. 組付けは上記の逆の順序で組付けてください。

<蛍光灯の交換について>

 注意	蛍光灯スイッチを必ずOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
---	--

1. 本体両側面にある締め具（4ヶ所）を解除し、ヘッドカバーを外してください。
この時、ヘッドカバーと蛍光灯器具、ファンケースを接続しているコードのコネクターを抜いてください。
2. 本体フード天部にある蛍光灯器具取付けブラケットを外して、蛍光灯を交換してください。
3. 組み付けは上記の逆の順序で組み付けてください。

<お手入れについて>

清掃は、水を硬く絞った柔らかい布で拭いて、取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。

 警告	- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 - 清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
 注意	クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕 様>

外寸	516(巾)×405(奥行)×600(高さ)
使用周囲温度	5℃～40℃
ファン	1.8m ³ /min(ファン単体能力)
ヒューズ	1.5A
電源電圧	AC100V



■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません