


この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用  
くださいますようお願い申し上げます。  
また、本書はお読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図



商品の設置・連結について

●薬品庫を並べて設置する際には必ず金具をつかって連結を行ってください。  
また、床や壁の材質に合わせた固定ネジを使用して必ず固定してください。  
詳細は建物の管理者までお問い合わせいただき適切な設置を行ってください。

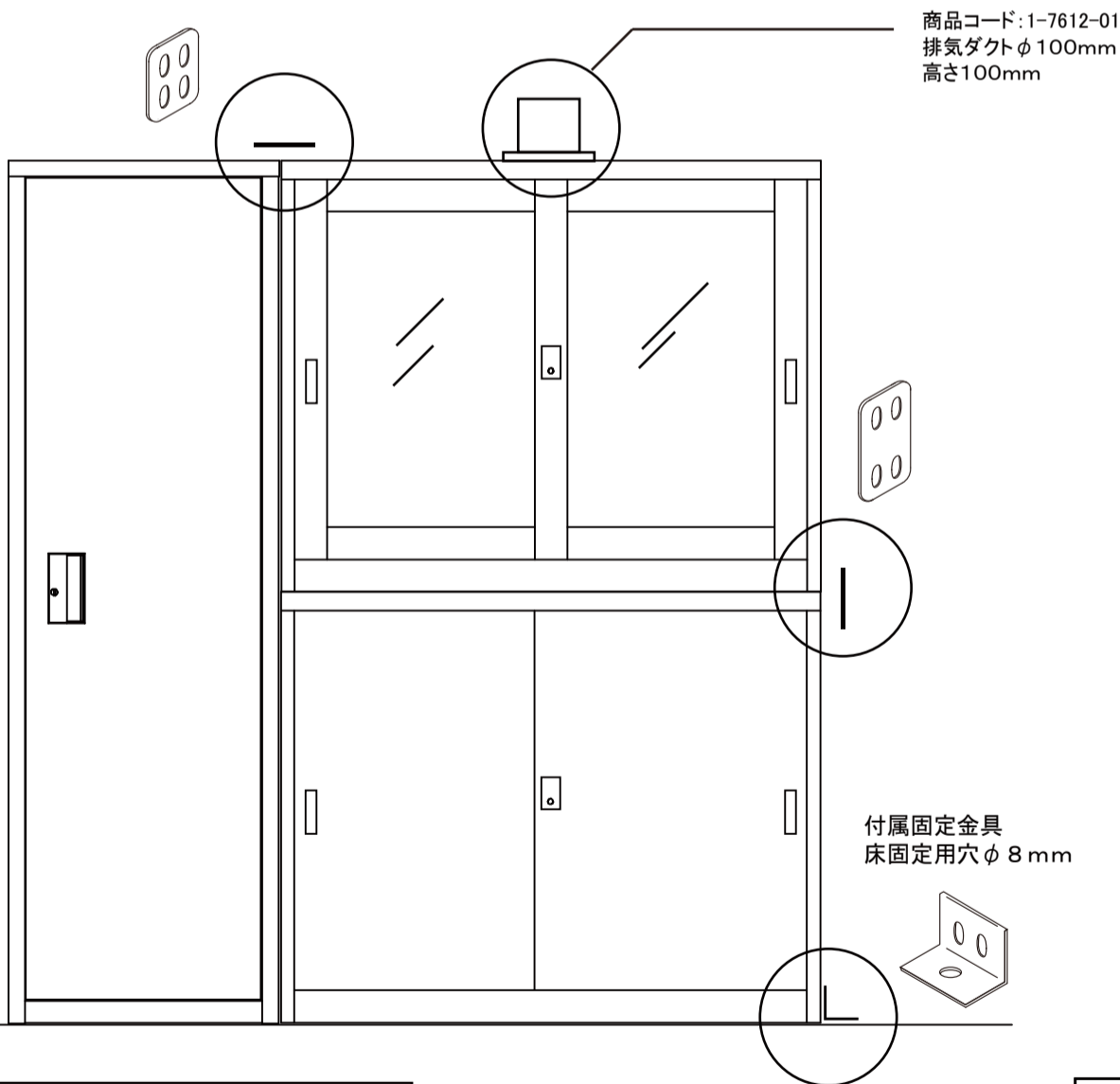

天井部には排気ダクトを取り付ける  
ことができます。微量の排気も  
薬品庫の寿命を延ばすのに効果的です。  
約1m<sup>3</sup>/min以上を推奨しています。

付属連結金具

左右連結金具    上下連結金具    床固定金具


■付属品  
床、壁固定金具 各4個  
M4ネジ 18個

※上下連結金具は高さ800mmの物に付属

設置の際の注意事項

ステンレス薬品庫に貼ってある保護シートをはがす時は下記に注意してください。  
特に冬季ははがしにくい場合があります、また静電気も発生しますのでご注意ください。  
気温が低い場合はドライヤーで温めるとはがしやすくなります。  
カッターを使う作業では必ず保護手袋をしてください。

取手・鍵穴・扉コーナーにそって  
カッターで軽く切り込みを入れてください。  
これで保護シートをきれいにをはがすことが  
できます。

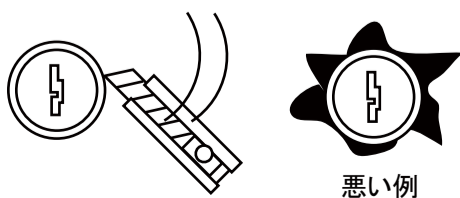

※カッターで切込みをいれず力ではがすと  
シートの端が残ってきれいにはがれません。

⚠️ 安全にお使いいただくために（薬品庫の設置について）

- 薬品庫は屋内での仕様を前提に設計されています。屋外に設置しないでください。
- 人通りの多いところ、直射日光の当たるところには設置しないでください。
- 地震等で薬品庫が倒れる場合があります。アンカーボルトなどで床に固定してください。
- アンカーボルトは床材質にあったものをご使用ください。床が防水加工されている場合がありますので必ず建物の施設管理者にご相談ください。
- 極度に高温、低温、高湿度になる所、静電気が発生しやすい所には設置しないでください。

⚠️ 安全にお使いいただくために（使用方法について）

- 研究用製品は使用者・管理責任者を決めて、使用状況の履歴をとるよう心がけてください。
- 薬品庫は剛性を重視して設計されております。強度を損なうような改造は行わないでください。
- 荷重注意: 薬品瓶を収納する際にはできるだけ均等に入れてください。各製品の耐荷重は後述されていますので参照ください。
- 薬品は保管する前に「フタをしっかり締めて、瓶を布でふいて」ください。
- 週に一度は換気を行ってください。また、薬品を庫内にこぼしたらすぐに拭いてください。
- 異なる性質の薬品(酸と塩基、酸と有機溶剤)などを一緒にの薬品庫に保管しないでください。
- 蝶番や鍵穴など可動部分には市販の潤滑スプレーを注油してください。
- 薬品庫の庫内にはスチール製の鍵が使用されています。薬品に侵される場合がありますので定期的な換気、清掃を行ってください。


傾斜ボトルスタンドについて

ボトルを斜めに収納するため高さが低い薬品庫でも  
多くのボトルを収納することができます。



商品の仕様について

SC-100FHG

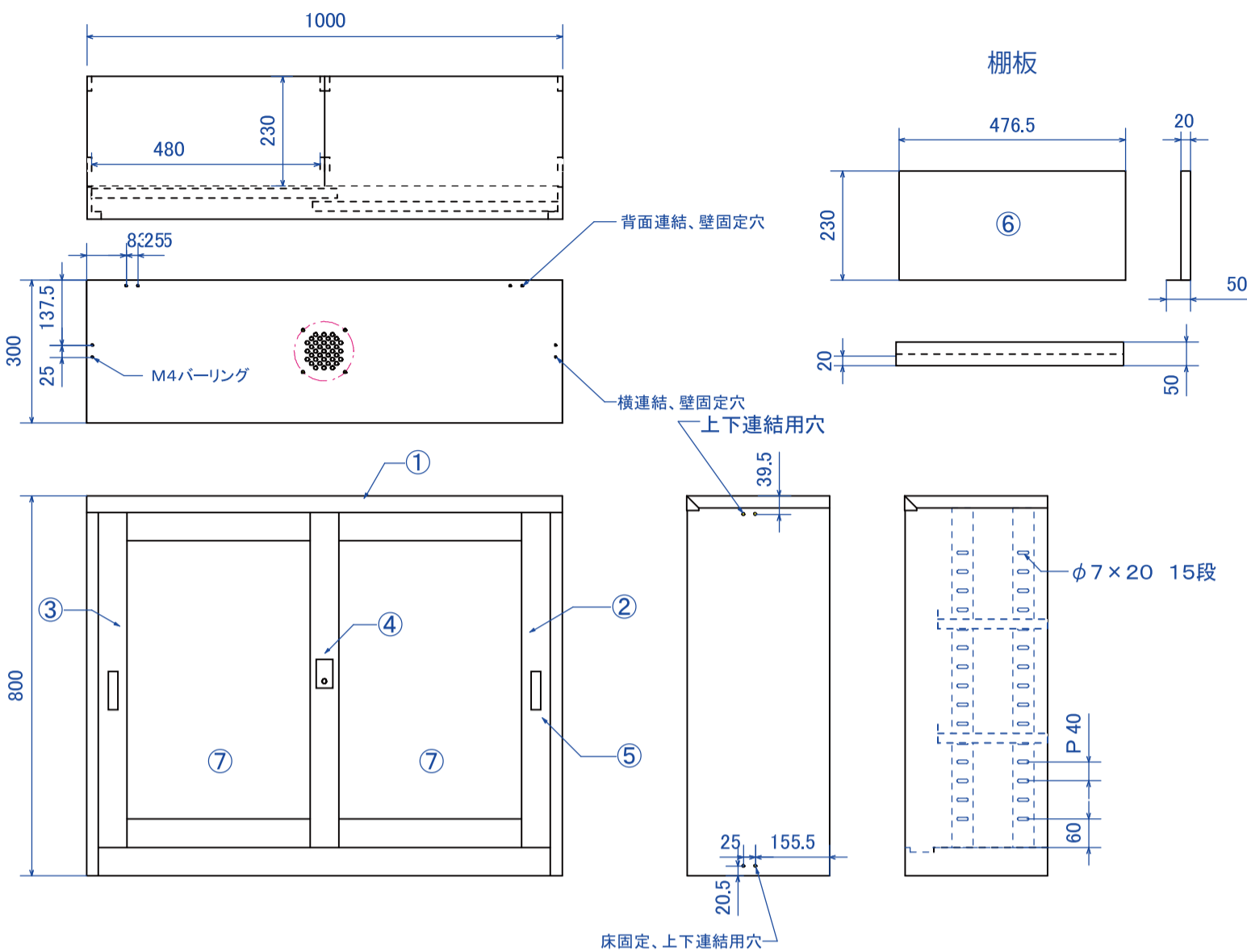

No.	部品名	数	材質	寸法/呼び	表面処理
①	本体	1	SUS304	t0.8	HL/SG
②	戸板右	1	SUS304	t0.8	HL/SG
③	戸板左	1	SUS304	t0.8	HL/SG
④	錠前	1	ZDC	PS錠	
⑤	取手	2	ABS	RS グレー	
⑥	棚板	4	SUS304	t0.8	2B
⑦	ガラス	2	ガラス	t3.0	

※上記サイズ、材質などは代表例SC-100FHGの物です。  
 各々連結固定できるよう各部の寸法は合わせてあります。  
 他サイズの図面が必要であれば弊社カスタマー相談センターまで  
 お問い合わせください。

商品の仕様について

型番	SC-50FD	SC-50FDH	SC-100FH	SC-100FHH	SC-100FHG	SC-100FHGH
棚板段数	3段	6段	3段×2	6段×2	3段×2	6段×2
重量	15kg	30kg	32kg	60kg	30kg	58kg
付属品	床固定金具×2、壁固定金具×2、左右連結金具×1個			※上下連結金具×2個(高さ800mmの物のみ)		

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	スリム薬品保管庫		
型式			
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL :		

アズワン株式会社

〈保証規定〉

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - 接続している他の機器が原因による故障。
  - 車両・船舶等での使用による故障。
  - 消耗部品、付属部品の交換。
  - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875  
 FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル  0120-788-535  
 FAX 0120-788-763

問い合わせ専用E-mail [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分  
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。