

組立説明書

3-1445-01～12、3-1446-01～12、3-1447-01～12、
3-1442-01～12、3-1443-01～12、3-1444-01～12、
3-1439-01～12、3-1440-01～12、3-1441-01～12、
3-1427-01～12、3-1428-01～12、3-1429-01～12、
3-1433-01～12、3-1434-01～12、3-1435-01～12、
3-1430-01～12、3-1431-01～12、3-1432-01～12、

クリーンブース

クラス 10000

クラス 1000

クラス 100

クラス 10000 セイデンF仕様

クラス 10000 イエローカーテン仕様


クラス 10000 ブラックカーテン仕様

<部品一覧>


部品名	規格等	数量	備 考
本体フレーム	□50 アルミ型材	1 式	次ページにて外観一覧を記載
カーテン	帯電防止軟質エンビ透明シート	各 1	天面カバー 側面カバー
OA タップ	接地 15A 抜け止め型	1	クリーンユニット電源接続用 OA タップ用保護カバー付
クリーンユニット	ピュアスペース	-	リモコン 1 台
カーテン吊り金具	SUS φ2mm	-	側面カーテン吊り用
組立ネジ	SUS 製 M4×10	-	

※クリーンユニット、カーテン吊り金具、組立ネジの数は型式によって異なります。


本体フレーム部品一覧

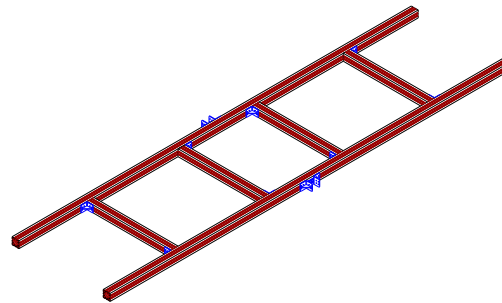


ユニット枠・・・1本

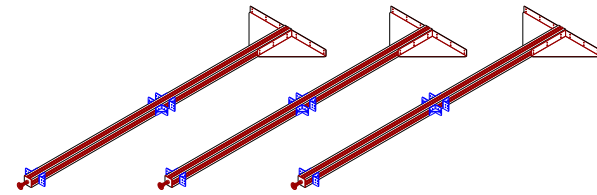


中柱・・・3本

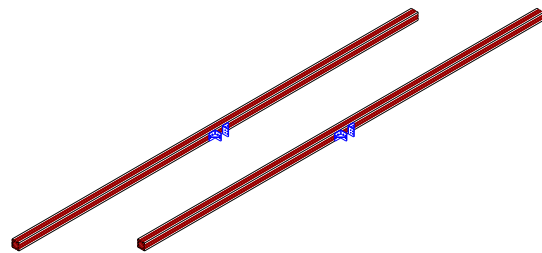


正・背面枠（上）・・・2本

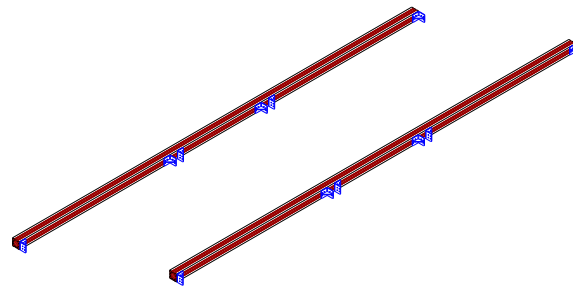


奥行き枠（上）・・・2本

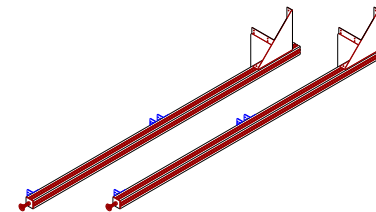


正面支柱・・・左右各1本

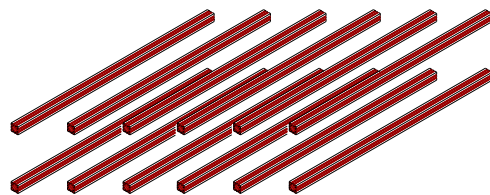

側面つなぎ枠・・・12本

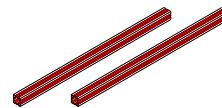

天面つなぎ枠・・・2本

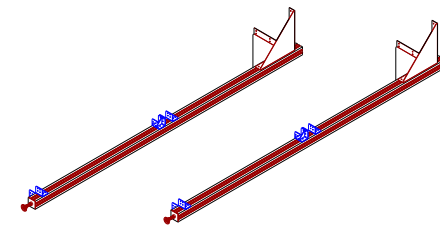


背面支柱・・・2本

組立手順1


本製品のアルミフレームには、フレーム四面に2本ずつM4タップ溝があり、その溝にM4ビスがどこにでも固定出来るようになっております。

図を参照し、アルミフレームのM4タップ溝とコーナー補強の穴を合わせ、フレームとフレームの間に隙間がないように突き当て、コーナー補強を付属のM4ビスで固定してください。

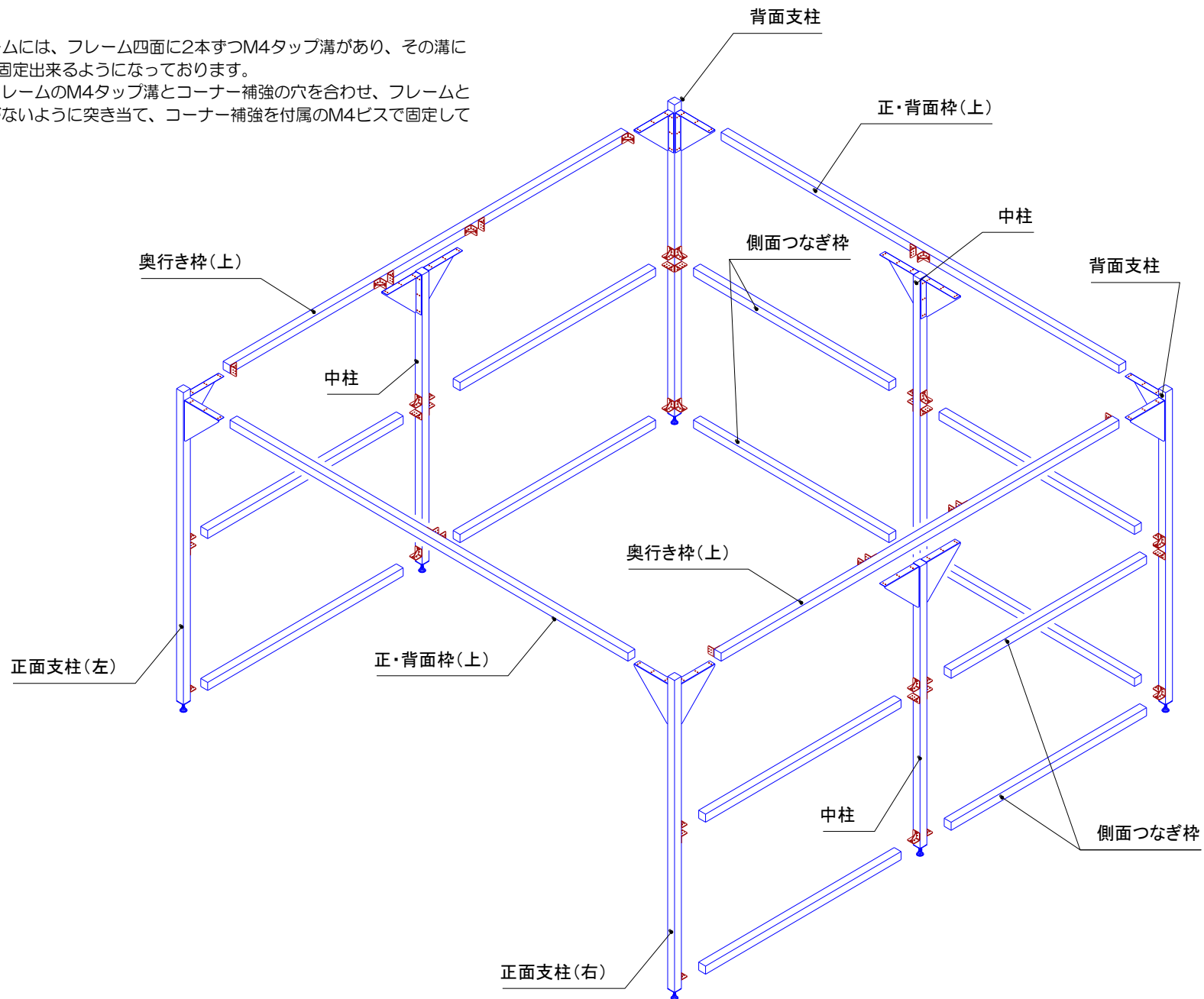

組立手順2

天面にユニット枠を取り付けてください。



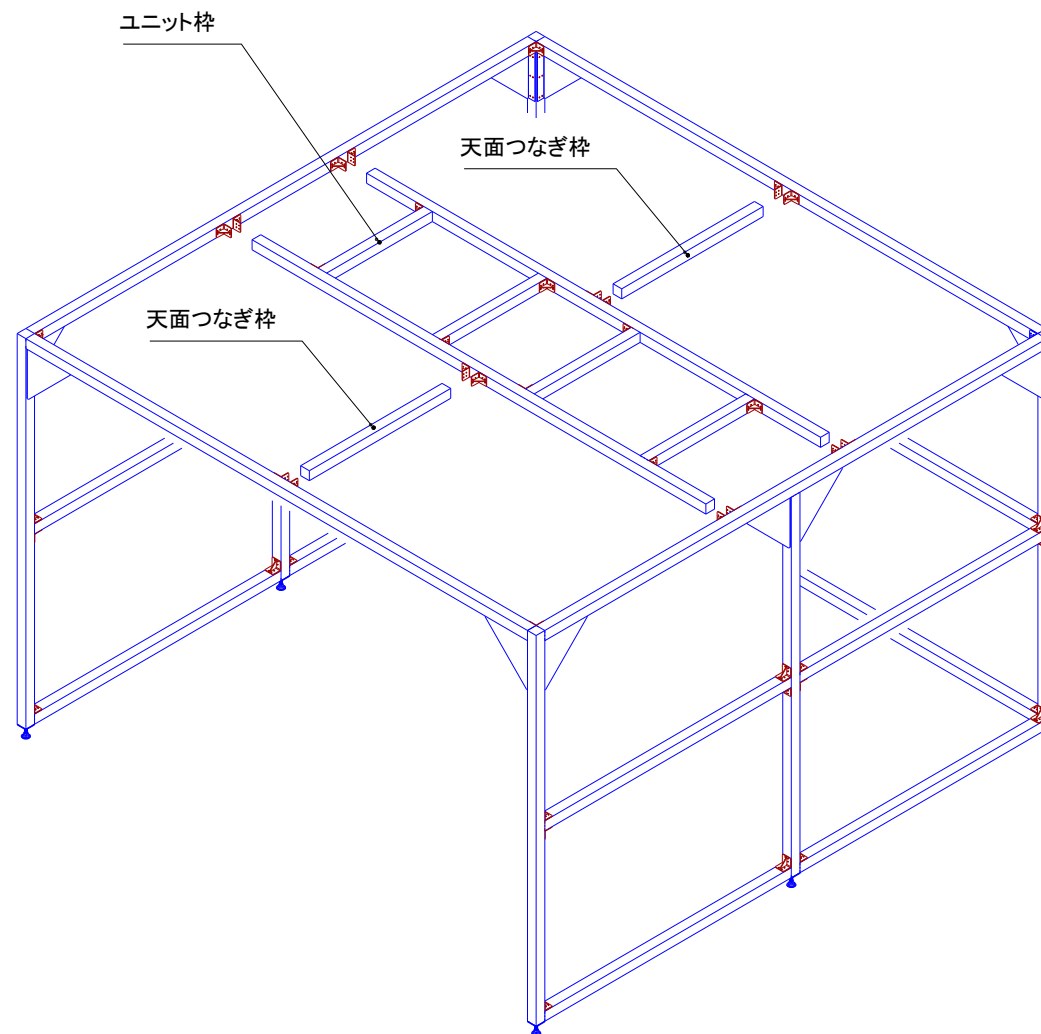


組立手順3

カーテン吊金具を本体アルミフレームの天面枠周囲（正面以外の辺）に引掛けてください。

背面及び両側面にカーテンを図3-aのようにカーテン吊り金具に引掛けてください。
正面出入口部は約400mm程度重なります。

側面カーテンを引掛けてから、天面カバーを被せてください。

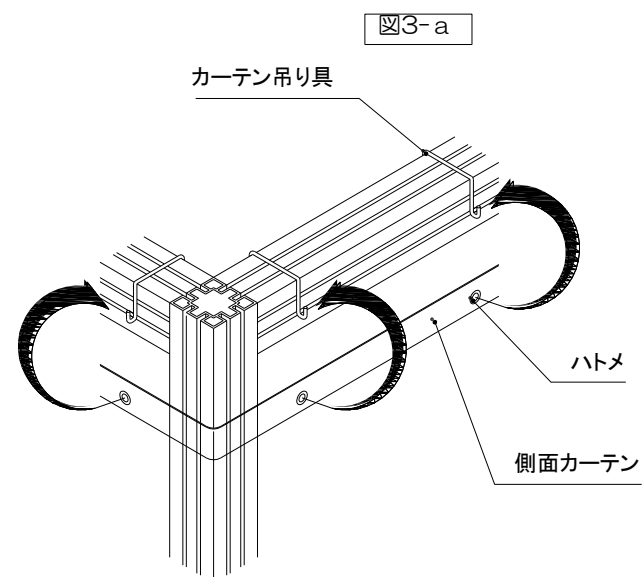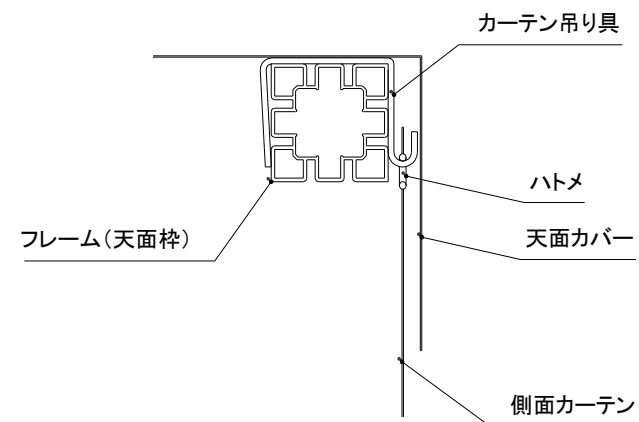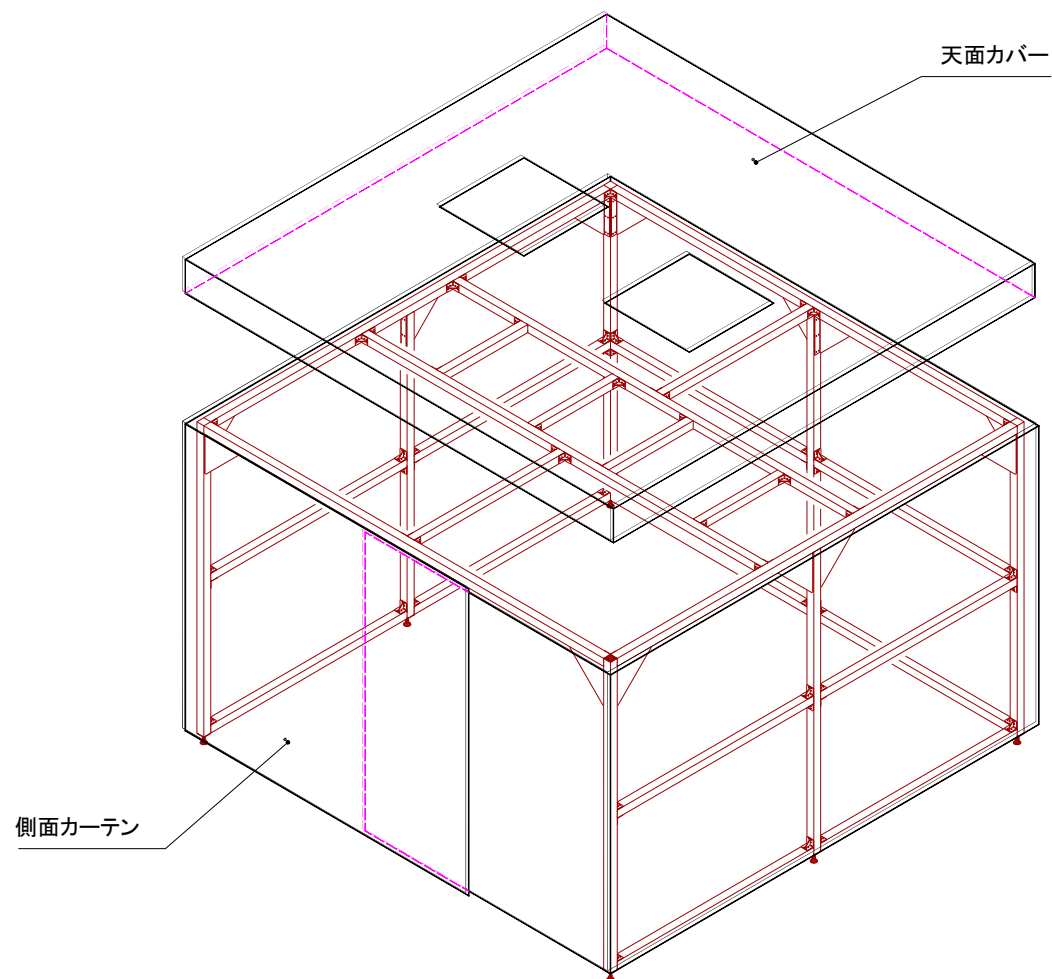

組立手順4

図を参照し、天面にクリーンユニットを設置してください。

クリーンユニットについている取扱説明書を参照し、クリーンユニットをLANケーブルでつないでください。

付属のOAタップ（保護カバー付）に、クリーンユニットの電源コードのプラグを差込み、OAタップの電源コードを建物のコンセントに差し込んでください。

OAタップ（保護カバー付）とリモコンにはマジックテープを付属しておりますので必要に応じてご利用ください。
また、アルミフレームの溝を利用してのネジ固定をする事も可能です。

※型式によってクリーンユニットの数が異なります。

