

取扱説明書

3 4055 -11 簡易型クリーンブース AI 型

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。





本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。



安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

< 設置上の安全に関する注意 >

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 60 以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところ。 ・ 近くに引火性の固体・液体・気体のないところ。
注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水平で安定したところ。 ・ 直射日光のあたらないところ。 ・ 湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ ホコリの少ないところ及び風通しの良いところ。 ・ 電源コードは、足を引っ掛けないようなところに取りまわしてください。



本製品を屋外で使用することは避けてください。

< 組立作業時の注意 >


注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ ステンレスパイプの両端角部でケガをしないよう、組立の際は保護手袋をはめ作業を行ってください。 ・ 組立は平滑な場所で行ってください。 ・ パイプ、コーナージョイントのはめあい若干固いように感じる場合がありますが、本体枠の強度を保つ為に必要な固さであり、組み立てには問題ありません。 ・ ハンマーを使用する時は、作業面、床面に傷がつかないように、下に板などを置き、その上で組み立ててください。 ・ 組み立ての際にハンマーでパイプ部を叩きますと、パイプが変形するなど、組み立てに支障をきたす可能性がありますので、コーナージョイント部分を叩いてください。 ・ 組立時はクッションハンマーのご使用をお勧め致しますが、ジョイントが固く入りにくい場合は本体に傷がつかないように当て板等をして鉄ハンマーでジョイントを叩き込んでください。 ・ あらかじめコーナージョイントとパイプを枠の状態に仮組み立てしてから各コーナージョイントを叩き込むと比較的に組み立てることができます。

< 組立方法 >

1. 左右の枠を組み立てます。ステンレスパイプ 474mm を 8 本、ジョイント 2 方を 2 個、3 方を 6 個用意します。下図を参考にして、各パイプをジョイントにハンマー等でたたき込んでください。この時、3 方ジョイントが、向かい合わせに同じ位置にくるようにしてください。
2. 左右の枠ができれば、ステンレスパイプ 674mm を 3 本で、左右の枠をつなぎます。以上で本体枠が完成します。
3. 完成した本体枠に、天板をほぼ中央になるように乗せてください。
4. ビニールカーテンをかぶせてください。
5. 天板の上に、ピュアスペースをエアースプレー口と天板の角穴を合わせて、ピュアスペースの底面に付属の両面テープを貼り、取り付けてください。
6. 電源プラグを、AC100V のコンセントに差し込み、操作スイッチを ON にして作動してください。

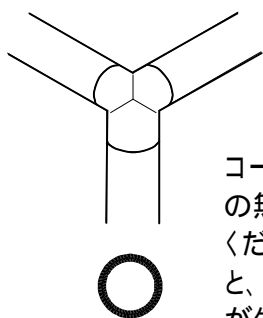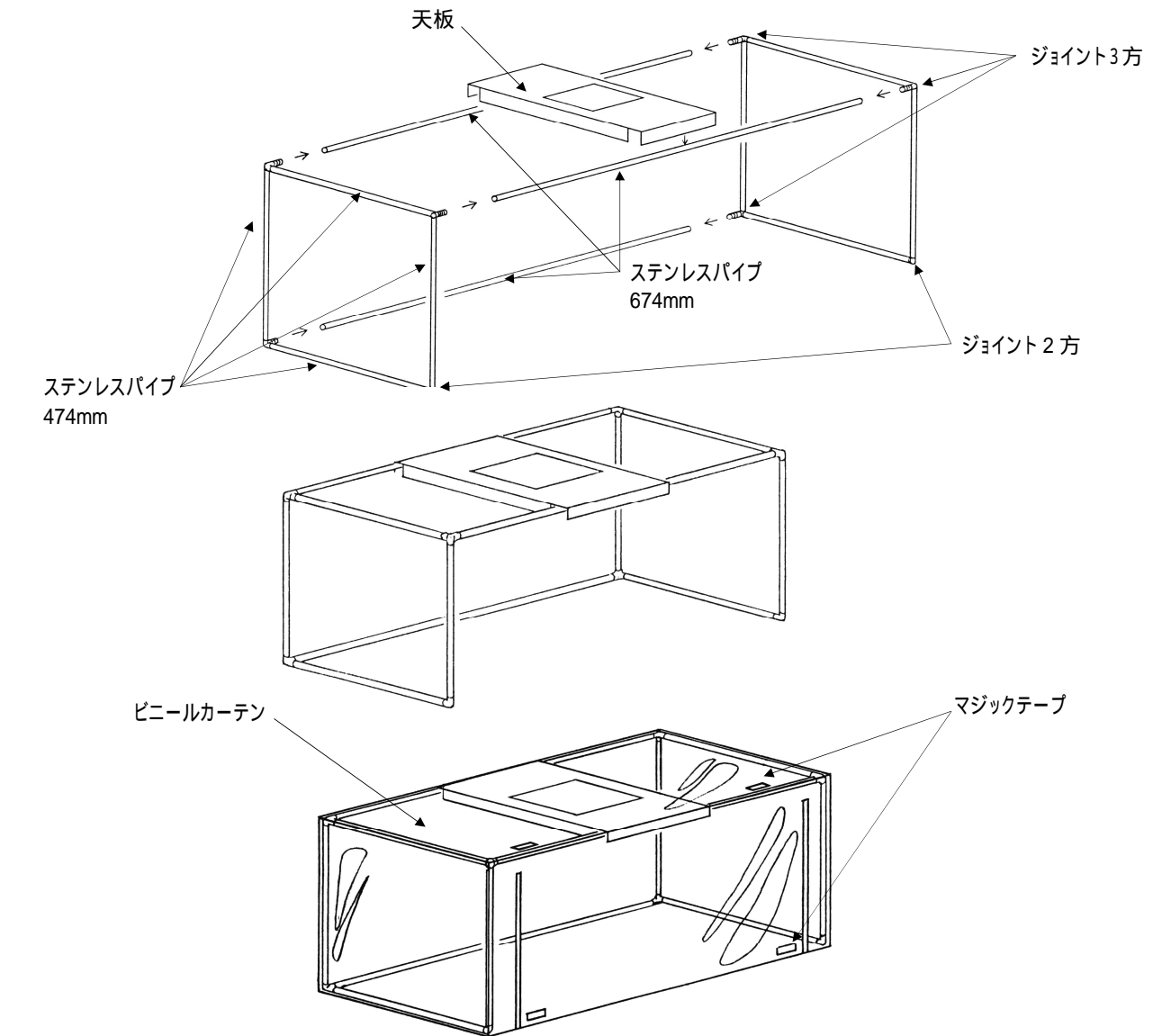

コーナージョイントは奥まで隙間の無い様にパイプに叩き込んでください。叩き込みが不十分ですと、本体枠がグラつく等、不具合が生じます。

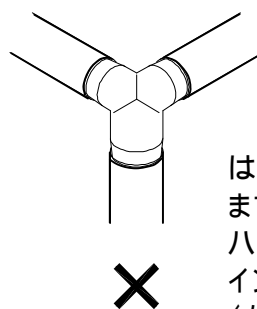

はめ込みしろが残り数mmになりますと、固い場合がありますが、ハンマー等を使用しコーナージョイントを確実に奥まで叩き込んでください。

< 取扱い方法 >

前面のファスナーを開け、前面のマジックテープと天面のマジックテープを合わせることにより、カーテン部を約半開きの状態で固定することができます。

< お手入れについて >

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

< プレフィルターのお手入れ・HEPA フィルターの交換 >

ピュアスペース・01 の取扱い説明書をご覧ください。

< 仕様 >

外寸 (mm) W×D×H	700×500×500
材質	カーテン：軟質塩化ビニール パイプ：SUS304（鉄芯入り） 天板：鋼板 焼付け塗装仕上げ ジョイント：真鍮 クロームメッキ仕上げ
使用周囲温度	5 ～ 40

< 内容物 >

ステンレスパイプ	474mm：8 本 674mm：3 本
ジョイント	2 方：2 個 3 方：6 個
ビニールカーテン	1 枚
ピュアスペース	1 台

初版 2008 年 09 月作成

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。