


コンビベンチ 基本ワークテーブル

取扱説明書

この度は、コンビベンチ基本ワークテーブルをご購入頂きまして誠にありがとうございました。
本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

<組立方法>

まず、架台枠②と接続パイプ③を各々仮組みし、天板①を↓の位置に置き、仮組みしたビスを完全に締めてください。

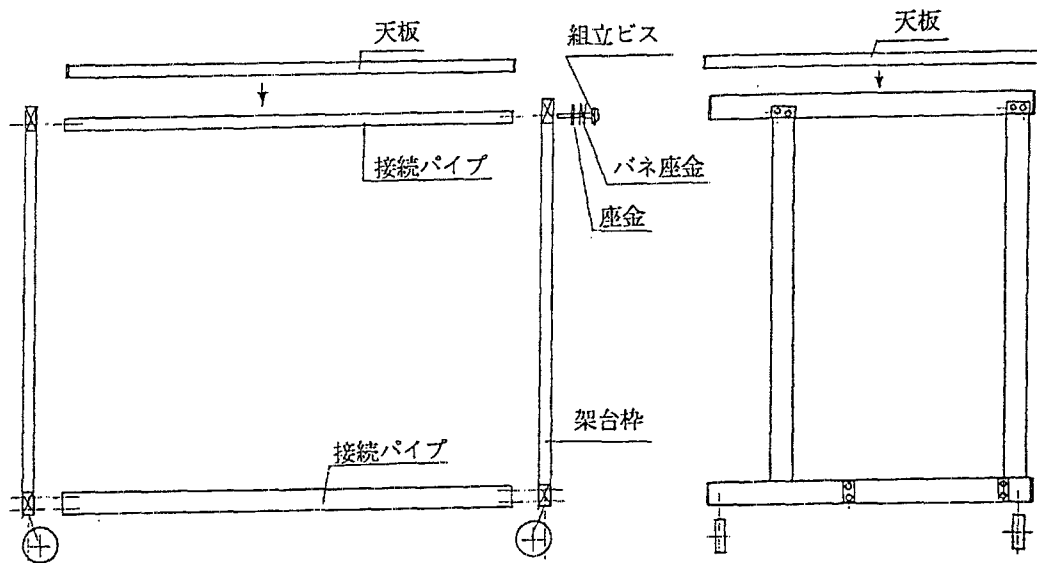

	部品名	寸法	数
1	天板	600×900	1
2	架台枠		2
3	接続パイプ		4
4	組立ビス	M5×40	16本
5	座金	φ5	16
6	バネ座金	φ5	16

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

第1版 平成7年11月作成

コンビベンチ

この度は、コンビベンチをご購入頂きまして誠にありがとうございました。
本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

<上部棚セット組立方法>

棚枠支柱と棚板を図のようにビス、ナットで仮止めをして、基本ワークテーブルの後方、側面を合せて置き、棚板取り付けネジで架台枠と棚枠支柱を固定してください。

最後に、棚板取り付けビスを十分締め付けてください。

※固定ネジ、取り付けネジの合いにくい時は、他の部分のネジを緩め、全体の穴にネジを差し込んでから順に締め付けてください。


<引き出しユニット、戸袋ユニットの取付方法>

引き出しユニット、戸袋ユニットは基本ワークテーブルの接続パイプに両面テープを貼り、引き出し又は戸袋の底面を固定してください。二段、三段に重ねる場合も同様、下段の天板面と上段の底面を両面テープで接続してください。

<前面パワーパネルの取付方法>

パワーパネルの底面の両面テープのカバー紙を外して、ワークテーブルの最後部に貼り付けて固定してください。

※この時、棚枠支柱に接する時は、棚枠支柱取付ネジを少し緩めて支柱間を広げ、中に挟み込むようにしてください。

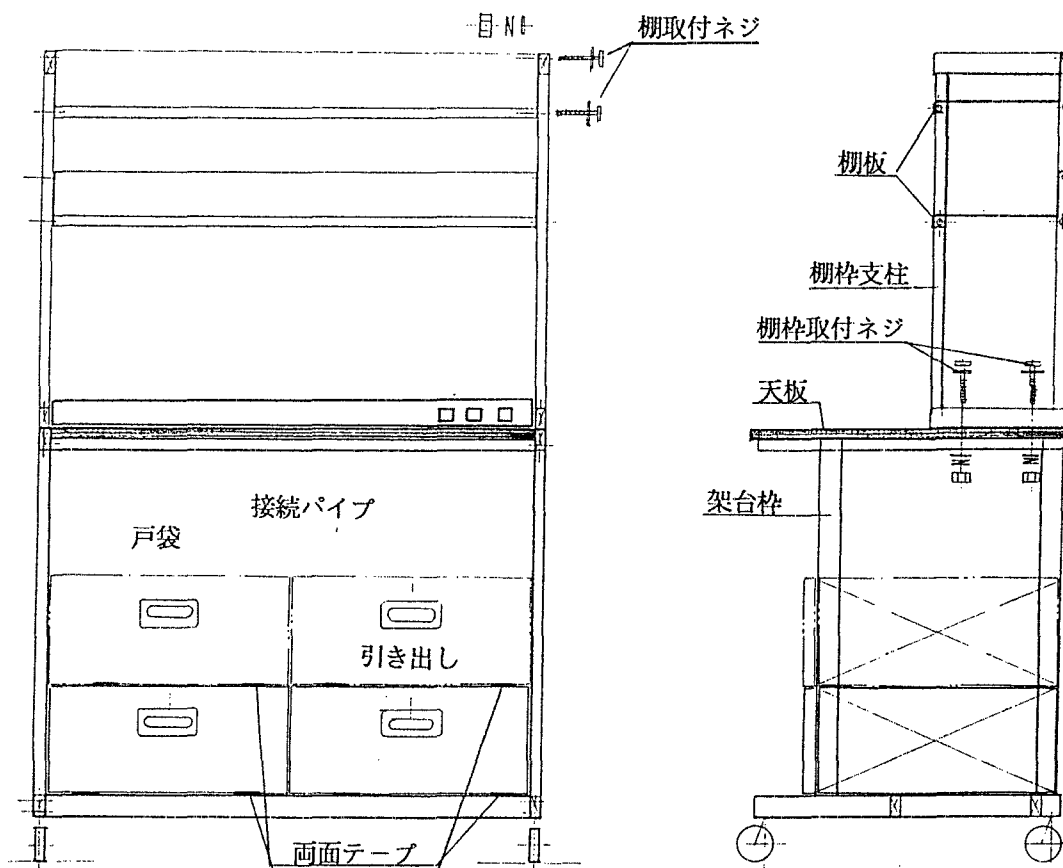

棚セット	部品	寸法	数
棚取付ネジ	ビス	M5×30	12
	ナット	M5	12
	座金	φ5	24
	バネ座金	φ5	12
棚枠取付ネジ	ビス	M5×90	4
	ナット	M5	4
	座金	φ5	8
	バネ座金	φ5	4

コンパクトドラフト用カート

この度は、コンパクトドラフト用カートをご購入頂きまして誠にありがとうございました。
 本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。
 この説明書は、大切に保管してご活用ください。

<組立方法>

- まず架台枠①に、接続枠上②を各々図のように 丸座金、バネ座金の順にビスを
 通して、枠①と接続枠②を接続し、固定します。
- 次に、接続枠下③（4ヶ穴のあるもの）の片側を架台枠に取り付け、4ヶの穴に各々棚棒を
 差し込み、残りの接続枠下③の4ヶ穴に各々の棚棒④を差し込み、同様に架台枠と接続固
 定してください。
- 最後に、各々のネジを十分締め付けてください。

部品	数	備考
①架台枠	2	
②接続枠 上	2	
③接続枠 下	2	穴4ヶ
④棚棒	4	
ビスネジ	16	M5×30
丸座金	16	
バネ座金	16	

