

エコノドラフト横型セット

この度は、エコノドラフト横型セットをご購入頂きまして誠にありがとうございました。
本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。
お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸
与されるときには、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品
本体と共に必ずお渡しください。

有毒ガスの発生を伴う実験をする時に、手近で使用するこことできる簡易型のドラフトです。

<本体組立方法>

1. 左右の枠を組み立てます。ステンレスパイプ474mmを8本、ジョイント2方を2ヶ、3方を6ヶ用
意します。図を参考にして各パイプをジョイントにハンマー等でたたき込んでください。
2. 左右の枠ができれば、ステンレスパイプ674mmを3本で左右の枠をつなぎます。この時、左右
の枠の3方ジョイントが向かい合わせに同じ位置にくるようにしてください。
3. 1. 2. の工程で本体枠が完成します。
4. 完成した本体枠に、天板をほぼ中央になるように乗せてください。
5. ビニールカーテンをかぶせてください。
6. 天板の上に排気ファンを置き、付属（ファンユニットに付属）のビスにて天板とファンをしっ
かりと接続してください。排気ファンに関しては、排気ファンの取り扱い説明書をご参照し
てください。

<取り扱い方法>

前面のファスナーを開け、前面のマジックテープと天面のマジックテープを合わせる事により、
カーテン部を約半開の状態に固定することができます。

アズワン株式会社
カスタマー相談センター
TEL : 0120-700-875 (フリーダイヤル)
FAX : 0120-700-763 (フリーダイヤル)
受付時間 : 午前9時 ~ 午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

<概観図>

