

取扱説明書

Instruction Manual

LEDフレキシブル光源

4-538-01 DAL160

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために本取扱説明書をお読みになって、正しくお使いください。
本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。


目次

1. 安全上のご注意	1
2. 各部名称	1
3. 特長	2
4. 寸法図	2
5. 仕様	2
6. パッケージリスト	3
7. 使用方法	3
8. トラブルシューティング	3


1. 安全上のご注意

- ご使用の前には必ず本取扱説明書をよく読んでください。
- 分解、改造は決して行わないでください。故障やケガの恐れがあります。また、分解や改造を行われた場合は、保証対象外になります。
- 感電の危険がありますので、濡れた状態で絶対に使用しないでください。
- 使用中、高温になりますので、ランプには触れないでください。
- 目の障害が現れる原因になりますので、点灯中にLEDを直視しないでください。
- 可燃性のものから20cm以上離すようにしてください。
- ご使用前に電源電圧、周波数は適切か確認してください。
- 付属のACアダプターのみご使用ください。

2. 各部名称

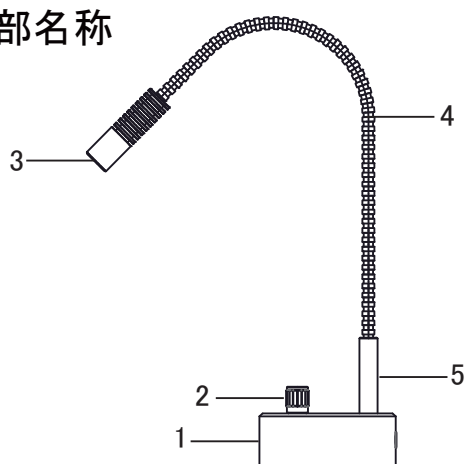

- 1. ベース
- 2. 電源スイッチ・光度調節ボリューム
- 3. ランプ

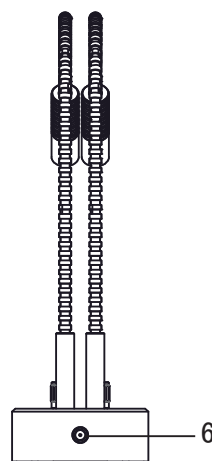


- 4. フレキシブルアーム
- 5. ポール
- 6. ACアダプタ差込口

3.特長

- ・二灯独立式で、それぞれ調光できます。
- ・消費電力5Wの省エネタイプです。
- ・フレキシブルアームで、様々な角度に調整可能です。

4.寸法図

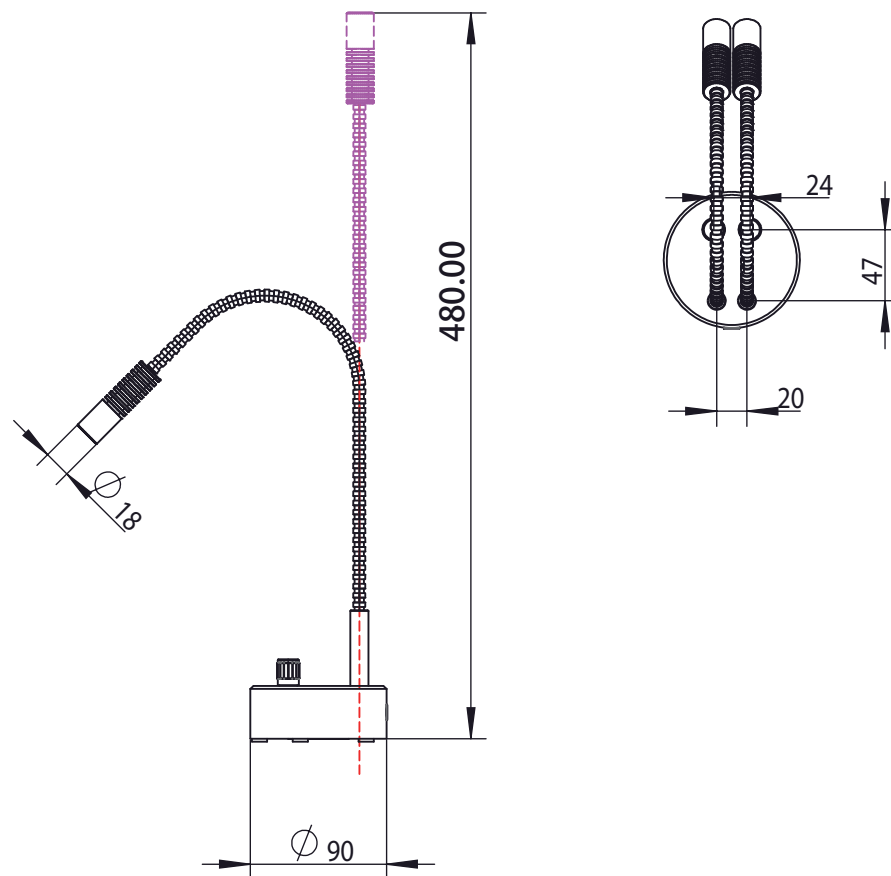

5.仕様

型番	DAL160
電源	AC90-240V 50/60Hz ACアダプタ
消費電力	5W
平均照度	80,000Lx(ライトガイドの先端より50mmにおける値)
色温度	4000K
LED設計寿命	30,000時間
使用環境	-5~+45℃/20~80%RH
重量	860g
サイズ	ベース: $\phi 90 \times 35$ mm(H)、ランプ: 先端/ $\phi 18$ mm \times 60mm、 フレキアーム/ $\phi 8$ mm \times 320mm、ポール/ $\phi 12$ mm \times 60mm

Made in China

6.パッケージリスト

本体、ACアダプター、取扱説明書

7.使用方法

7.1 電源接続

付属のACアダプターを本体に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

7.2 オン/オフ

電源に接続して、電源スイッチを時計方向に回します。

7.3 光度調節

光度調節ボリュームを時計方向に回すと光度が上がります。反時計方向に回すと光度が下がります。

8.トラブルシューティング

●ライトが付かない:

ACアダプタが、ACアダプタ差込口およびコンセントに接続されていますか？

電源スイッチがオンされていますか？

10. 製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は弊社保証規定により修理いたします。

品名	LEDフレキシブル光源		
型式	DAL160		
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL		

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。



商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター
TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは
修理窓口
TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

第1版 2018年11月作成