

取扱説明書

Instruction Manual

PCRチューブ開閉補助具 PT-8

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

特長


- 8連式PCRチューブの開閉時の手間を省き、キャップを開ける際のサンプル飛び散りを防ぎます。

※材質:PP(ポリプロピレン)

※0.2ml PCR用8連チューブ

※推奨チューブ:ピオラモPCRチューブ

(品番:1-1599-03/-04)

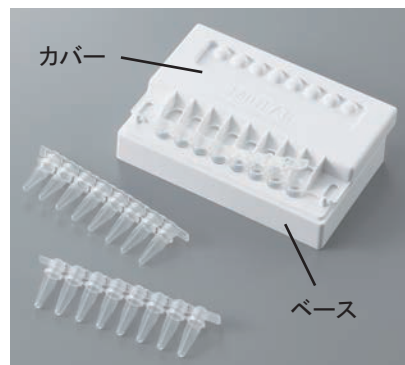

使用方法

- 本製品に使用できるPCRチューブは下記写真のようなキャップとチューブの間に間隔が開いているタイプのみになります。また、キャップとチューブが繋がっているタイプもご使用できません。



ここが開いているタイプが
使用できます。

＜キャップの閉め方＞


- ①ベースの穴にPCRチューブの本体側を入れてください。



- ②キャップをチューブの上に被せてください。
(位置がずれないように軽くキャップを本体に押し込むと、次の作業がスムーズにできます)



- ③カバーをベースに被せてください。
ベースにガイドピンが付いており、カバー側の穴に合わせて被せるとスムーズです。
尚、カバー側の穴は2つあり、フラットキャップとドームキャップに対応しています。

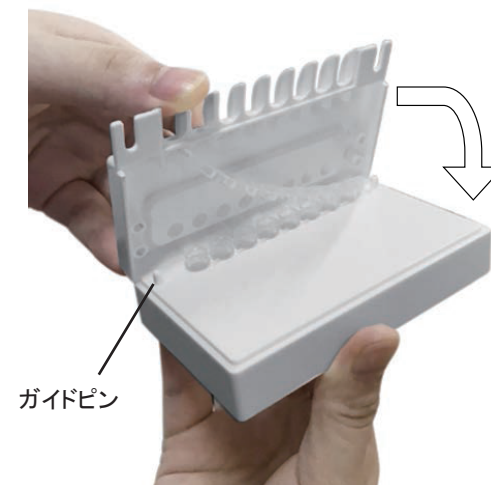

- ④カバーをベースに強く押し付けてください。
(平らな机の上にベースを置き、上からカバーを押す、あるいは両手で互いを強く握り締める等。)




- ⑤カバーを取り外して、キャップがしっかり閉まっていることを確認してください。



<キャップの開け方>

- ①ベースにキャップが付いたPCRチューブを入れてください。
下記写真のように、片手でベースおよびPCRチューブを保持してください。
- ②一方の手でベースとPCRチューブを抑えながらもう一方の手でカバーを下記写真のようにPCRチューブに対してスライドさせます。

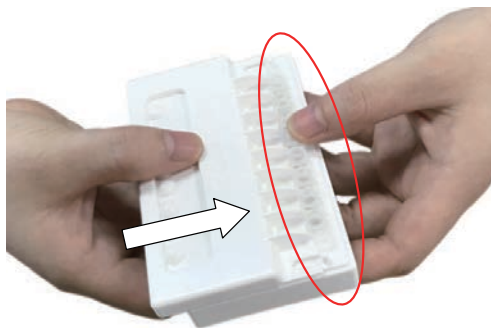

- ③キャップの閉め具合によっては強くスライドさせる必要がありますので、しっかりとベースとチューブを保持してください。
- ④キャップがある程度浮いてきたら取り外して完了です。



■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター
TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763
問い合わせ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

アズワン株式会社

Made in China

2018年9月 第1版作成