

取扱説明書


Instruction Manual

折りたたみ卓上クリーンフード

3-628-01 OTCF900
3-628-02 OTCF1200
3-628-03 OTCF1500

目次

●安全上のご注意	2
●設置上の安全に関する注意	2
●内容物	3
●外観および各部名称	3
●組立作業時の注意	3
●組立方法	4
●ビニールカーテンについて	5
●取扱い方法	5
●お手入れについて	5
●フィルターのお手入れ・交換	5
●仕様	5
●製品保証について	6

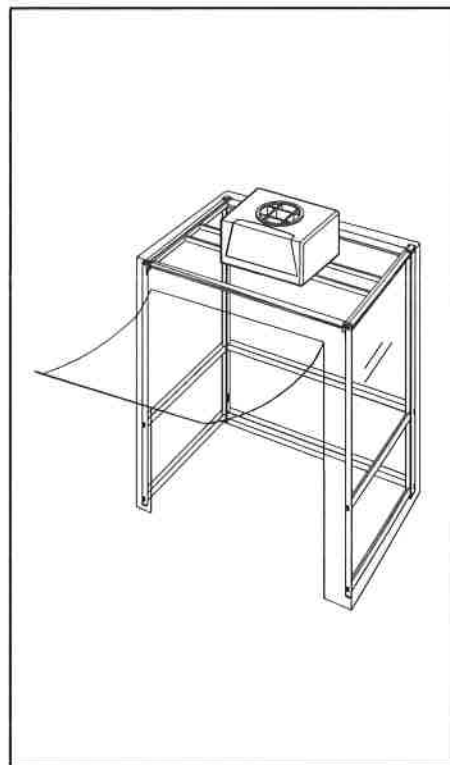

ご購入ありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付して下さい。

アズワン株式会社

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

	危険	取扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。
	警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		特定しない一般的な使用者の行為




<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の事項をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。


 警告	
	・60℃以上の高温物体(乾燥機等)に接近しないところ。 ・近くに引火性の個体・液体・気体のないところ。 ・ファンユニットは、付属の両面テープでしっかりと固定してください。 ・本製品にはファンユニット以外のものを乗せないでください。
 注意	
	・水平で安定したところ。 ・直射日光のあたらないところ。 ・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ホコリの少ないところ及び風通しの良いところ。 ・電源コードは、足を引っ掛けないようなところに取りまわしてください。

※本製品を屋外で使用することは避けてください。

<内容物>

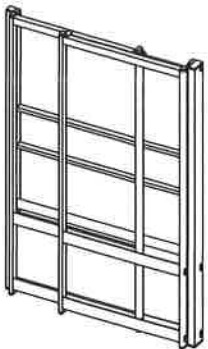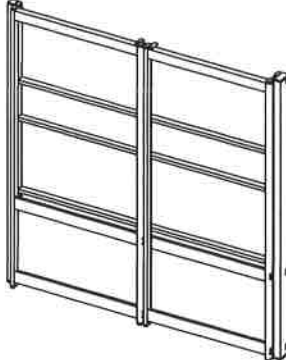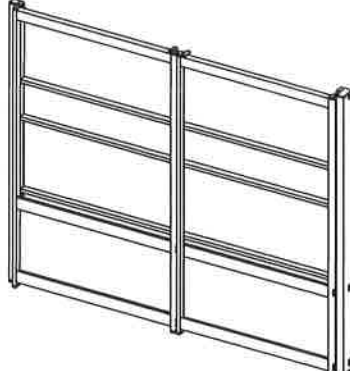W900	W1200	W1500
		

<外観および各部名称>

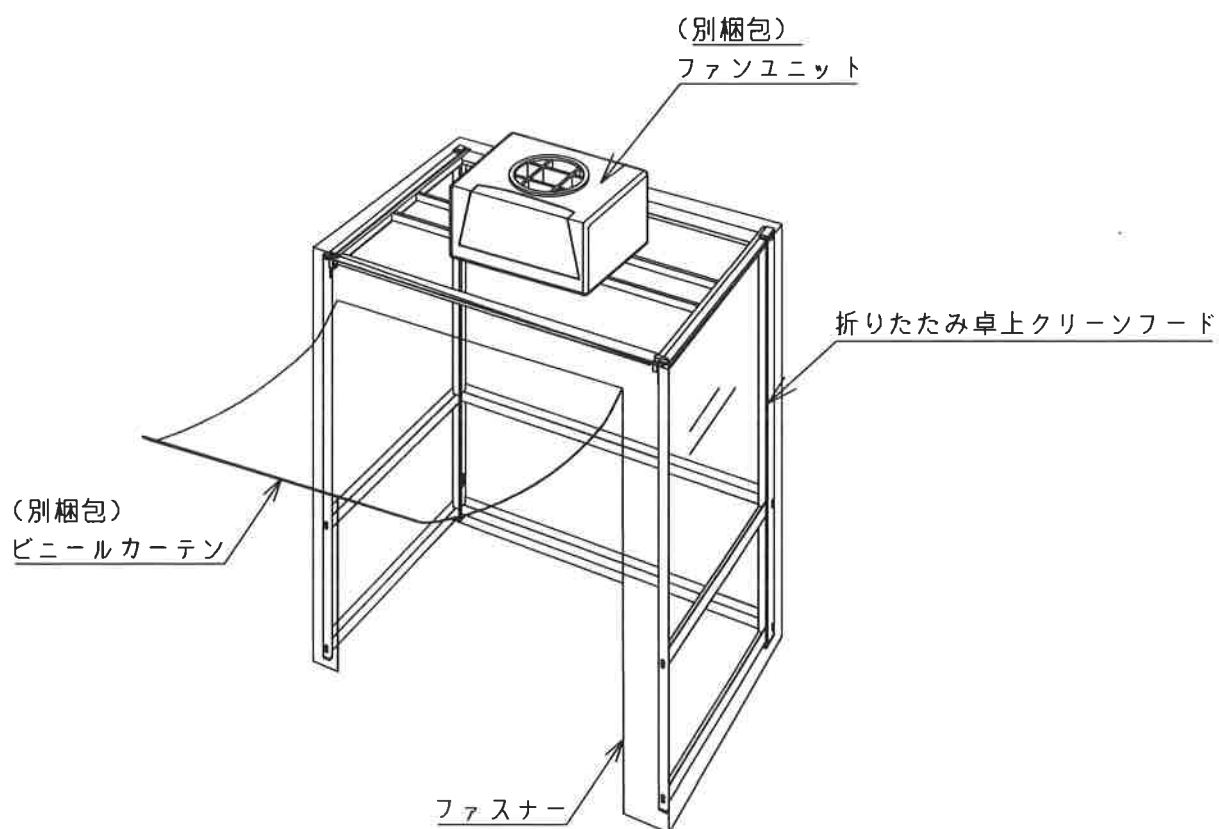

<組立作業時の注意>


⚠ 注意




- ・組立は平滑な場所で行ってください。
- ・本製品を折りたたむ際は、順番どおりに閉じてください。
- ・天面は金具Aに固定し、金具Bでしっかりと押さえてください。(組立方法参照)
- ・開閉時に指を挟まないようにご注意ください。

<組立方法>



①左右の面を矢印の方向に開く。

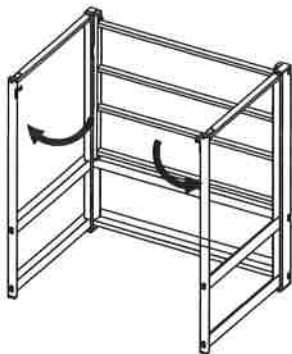


②天面を持ち上げて、金具Aにはめ込む。
(拡大図参照)

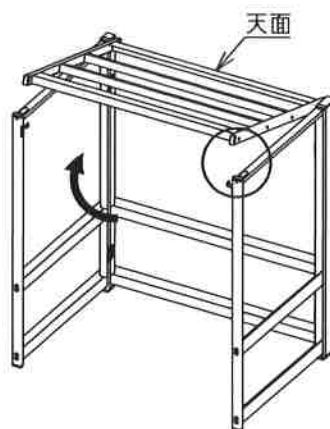


拡大図

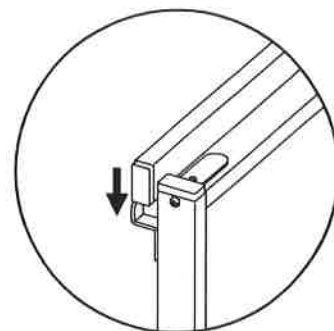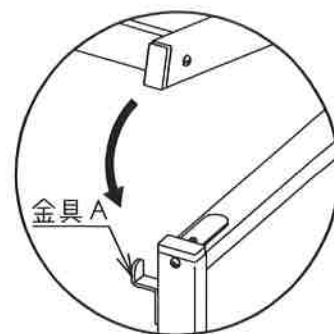


③金具Bで天面を押さえる。(拡大図参照)

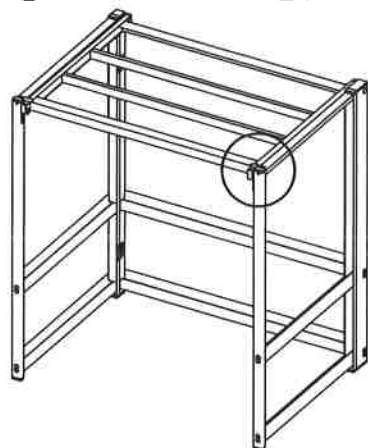


拡大図

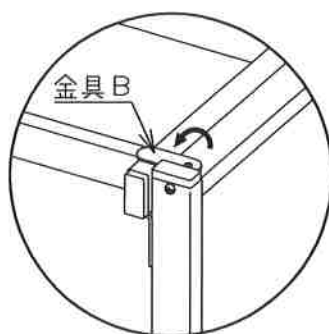

④ビニールカーテンをかぶせ、シールの位置にあわせてファンユニットを両面テープで設置し完成。

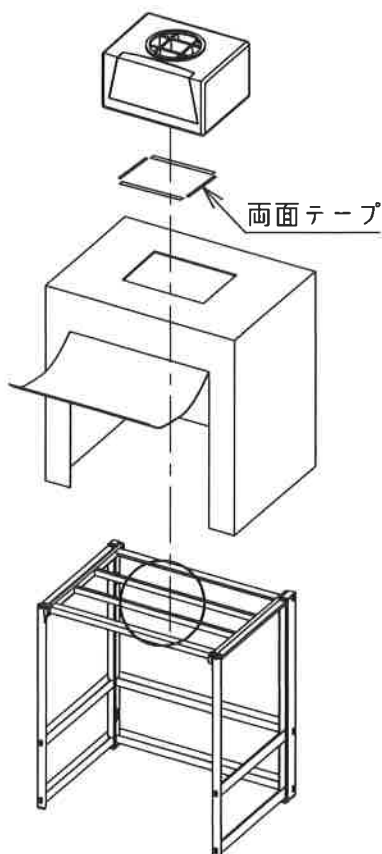

拡大図

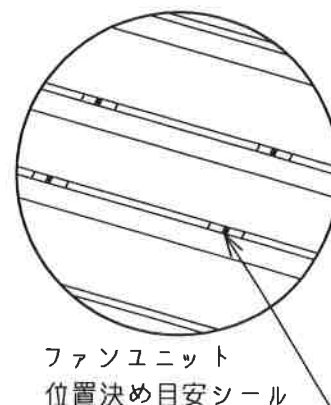

ファンユニット
位置決め目安シール

＜ビニールカーテンについて＞ 別梱包

本製品のカーテンには、貼り付き防止のための粉末を添加しております。
ご使用になられる際は、お拭き取りください。

＜取扱い方法＞

前面のファスナーを開け、前面のマジックテープと天面のマジックテープを合わせることで、
カーテン部を約半開きの状態で固定することができます。

＜お手入れについて＞

製品が汚れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。

＜フィルターのお手入れ・交換＞

ファンユニットに同梱されている、取扱説明書をご覧ください。

＜仕様＞

外寸(mm)W×D×H	OTCF900 :890×750×1200(1350) OTCF1200:1190×750×1200(1350) OTCF1500:1490×750×1200(1350)
材質	カーテン:軟質塩化ビニール 折りたたみフレーム用パイプ/リベット:アルミニウム 折りたたみフレーム用ネジ/丁番/ワッシャー:ステンレス 折りたたみフレーム用キャップ:樹脂(PE)
使用周囲温度	5℃～40℃

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品 名	
型 式	
機 番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	様
ご 住 所	TEL:
取扱い店名	担当者印
住 所	TEL:

▲アズワン株式会社

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

▲アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

<https://help.as-1.co.jp/q>

お問い合わせ
専用 URL

■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

repair@so.as-1.co.jp

お問い合わせ
専用 E-mail

Made in Japan
2018年8月 第1版 作成