

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は右記保証規定により修理いたします。

品名	_____
型式	_____
機番	_____
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	様
ご住所	TEL: _____
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL: _____

アズワン株式会社

〈保証規定〉

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用された故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター
TEL 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用 URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理についてのお問い合わせは

修理窓口
TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763

問い合わせ専用 E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。


取扱説明書 Instruction Manual

耐薬保管庫／薬品保管庫

N-360R・OW／N-360R-D・OW／N-360S・OW
N-330R・OW／N-330R-D・OW／N-330S・OW
N-230R・OW／N-230R-D・OW／N-230S・OW

目次

安全上のご注意の表示とその意味について	2
安全上のご注意	3
ご使用上のご注意	4
製品各部の名称	5
各部の素材	5
仕様表示（標準品）	6
お手入れについて	6
廃棄のときのご注意	6
製品保証について	7

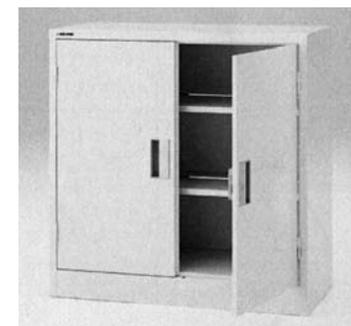

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使いください。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。また、製品を譲渡されたり、貸与される際には新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付してください。

アズワン株式会社

安全上のご注意の表示とその意味について

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上、特に注意すべき事項についての情報をその重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用願います。

表示とその意味

 危険	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される場合。
 警告	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみが生じる事が想定される場合。
 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項

安全確保の図記号

	△記号は注意（危険・警告を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“感電注意”を示します。
	⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“分解禁止”を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“差込プラグを抜くこと”を示します。

1. 安全上のご注意

警告 安全にご使用いただくための警告

- 薬品の保管の際には必ず薬品トレーを併用してください。
容器の落下、破損または薬品の漏れによる本体の腐食、損傷の原因となり大変危険です。
- 本商品は、「4. 各部の素材」に記載されている材質から構成されております。薬品を保管される前にその薬品の性質をご確認いただき、腐食のおそれのある薬品の保管はしないでください。
- 貴重品を入れないでください。鍵を破壊されて盗まれることがあります。又、万一の火災時に収納物が変色したり焼失する恐れがあります。
- お子様が遊具がわりに遊ぶことのないようにしてください。
閉じ込め、転倒でけがをすることがあります。
- 廃棄をするときは専門業者におまかせください。
焼却すると塗料・プラスチック等から有毒ガスが発生することがあります。

注意 安全にご使用いただくための注意

- 扉などにぶらさがらないでください。
転倒してけがをすることがあります。
- 本体の上へのらないでください。
転倒してけがをすることがあります。
- 棚板の上に足をかけないでください。
転倒してけがをすることがあります。
- 鍵を差し込んだままの状態にしないでください。
盗難やけが、衣服の損傷の原因になります。
- 移設などの場合は、施錠をしてから作業を行ってください。
また取手は持たないでください。
扉が開いて破損やけがの原因になります。
- 収納物を入れたままの移動は危険です。
転倒や故障の原因になります。



2. ご使用上のご注意

(1) 設置に際して

- 本製品は屋内用のため、屋外での使用はさけてください。
- 直射日光の当たる場所での使用はさけてください。
変色の原因になります。
- 製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所での使用はさけてください。錆や変色の原因になります。
- 床に設置される時は、本体の水平を保つように調整を行ってください。水平が保たれないまま設置されると、転倒の原因や本体の歪み、可動部の不良、施錠不良など、ご使用の際に支障をきたすことがあります。
- 耐力のない床の上に置かないでください。転倒することがあります。
- 上下、横連結を必要とする組合せに対しては必ず連結をしてください。転倒することがあります。


(2) ご使用に際して

- 耐荷重以上に収納をしないでください。棚板が落下してけがをすることがあります（5.仕様表示 棚板耐荷重欄参照）
- 扉・引戸等、可動部のすきまに手を入れないでください。
指をはさんでけがをすることがあります。
- 鍵穴、連結穴などに指を入れないでください。
けがをすることがあります。
- 暖房器具を近くに置いて使用しないでください。
火傷・火災の恐れがあります。
- 分解・解体・改造をしないでください。
破損やけがをすることがあります。
- 収納物は出来るだけ下段の方からお入れください。
上段の方からお入れになりますと大変不安定になります。
- 扉の開閉は取手に手をかけ静かに行ってください。
取手以外の部分で開閉すると変形やけがの原因になります。
- 使用中にボルトやナットの緩みによるガタツキが生じたときは、早めに締め直してください。緩んだままで使用しますと変形や、破損・転倒などでけがをすることがあります。
- 薬品によっては錆等が発生する恐れがあります。保管時には液ダレ等のないことを確認して保管ください。本体に薬品が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。





3. 製品各部の名称

N-330R・OW

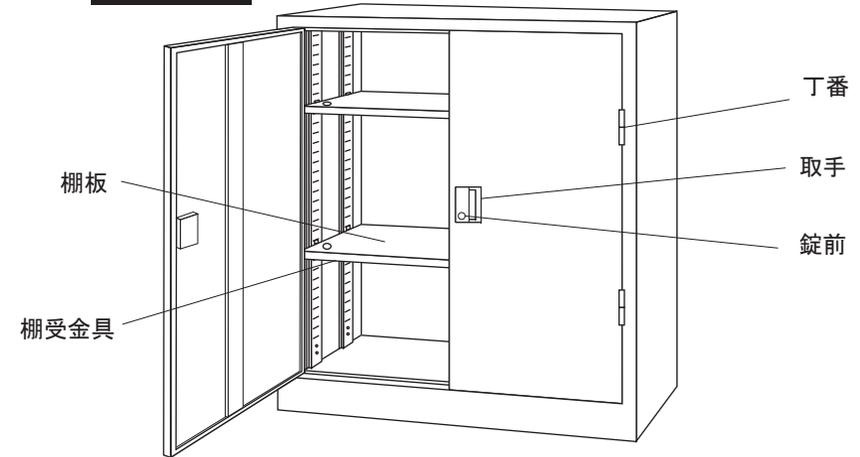

N-330R-D・OW

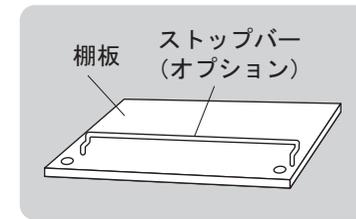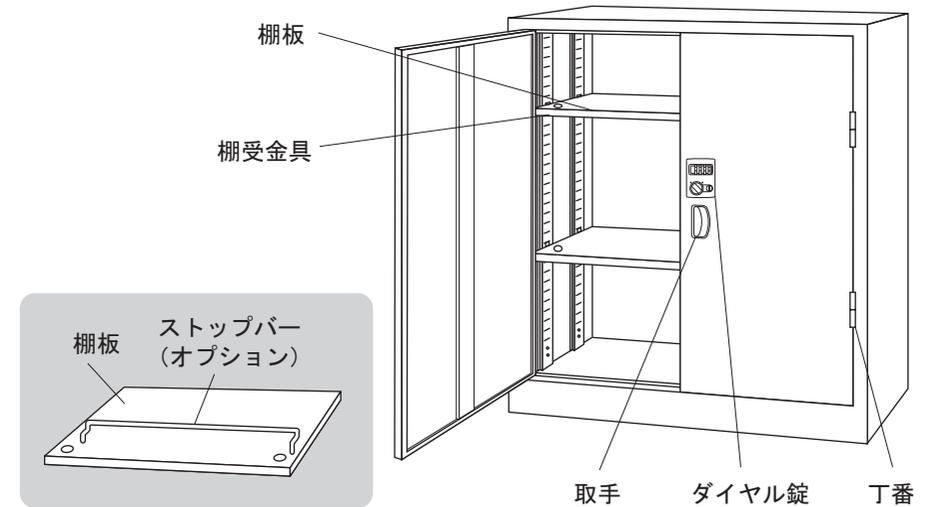

棚受金具について

棚受金具は確実に取り付けてください。不完全な状態でご使用になると棚板が外れる恐れがあります。

4. 各部の素材

名称	材質・仕上げ
本体、扉、棚板	スチール（エポキシ・ポリエステル樹脂粉体塗装）
取手	ABS樹脂
錠プレート	スチールダイカスト
棚受金具	スチールメッキ仕上

5. 仕様表示

●耐薬保管庫（シリンダー錠タイプ）

キーを差し込み、施錠回転方向に回転させると施錠され、反転させると解錠します。

型番	タイプ	外寸法W×D×H (mm)	付属棚 (枚数)	棚耐荷重 (kg)	施錠 回転方向	連結ビス セット*
N-360R・OW	両開き	880×380×1790	4	30	右	—
N-330R・OW		880×380×880	2	30	右	—
N-230R・OW	片開き	515×380×880	2	20	左	—

●薬品保管庫（ダイヤル錠タイプ）

施錠については別紙「DST-21・DST-27錠使用方法」をご参照ください。

型番	タイプ	外寸法W×D×H (mm)	付属棚 (枚数)	棚耐荷重 (kg)	施錠 回転方向	連結ビス セット*
N-360R-D・OW	両開き	880×380×1790	4	30	右	1
N-330R-D・OW		880×380×880	2	30	右	1
N-230R-D・OW	片開き	515×380×880	2	20	左	1

※セット内容：トラス小ネジ M6×10・袋ナット M6 各6個入

ダイヤル錠タイプのものは別売りオプションのダイヤル検索キーで

非常解錠することができます。 品番：1-2441-11 品名：ダイヤル検索キー

6. お手入れについて

(1) お手入れについてのご注意

●直接水をかけたり、又アルコール・ベンジン・シンナー等は使用しないでください。

(2) お手入れ方法

●湿ったやわらかい布で汚れを拭き取ります。
汚れがひどいときは、中性洗剤をしみ込ませて拭き取った後、乾いた布でお拭き取りください。

7. 廃棄のときのご注意

- 本製品は、お客様ご自身で解体を行わないでください。
- 本製品の廃棄時は、そのまま廃棄業者にお渡しください。