

取扱説明書

Instruction Manual

キャピラリーチューブ
ディスペンサー

3-6000-01 CD

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。


● 梱包内容

購入時には、以下の品目が梱包されています。

内容	個数
ディスペンサー本体	1
オリジナルディスペンサーアダプター	1

開梱の際はお取り扱いにご注意ください。また、発送による損傷がないかお確かめください。
何らかの損傷がみられた場合は、電源をいれずに、ただちにお買い上げの販売店までご連絡ください。

● 各部名称

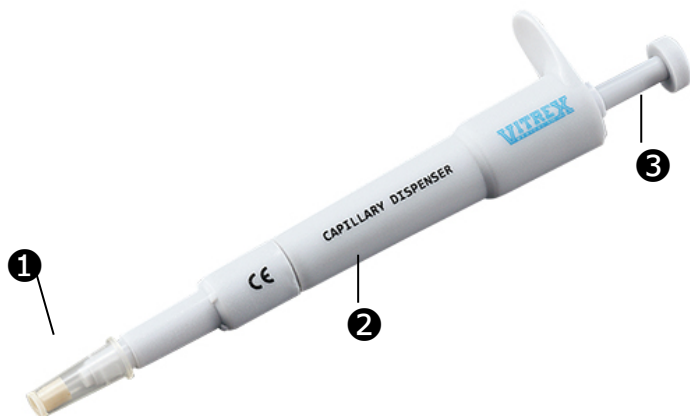

- ① オリジナルディスペンサーアダプター
- ② ディスペンサー本体
- ③ プランジャー

● 取扱い上の注意事項 <警告>

- ★ プランジャーは、キャピラリーチューブ内の液体を空にするために使用します。
- ★ プランジャーは吐出専用ですので、キャピラリーチューブ内の充填には使用しないでください。液体が誤ってディスペンサー本体に吸い込まれる可能性があります。

●操作方法

1. セッティング

ディスペンサー本体の先端に、オリジナルディスペンサーアダプターを装着します。

2. キャピラリーチューブ挿入

未使用キャピラリーチューブをディスペンサーアダプターに挿入します。キャピラリーチューブの先端はディスペンサー本体まで入れず、ディスペンサーアダプター内に見える状態にする必要があります。

3. 試料充填 (Fig.1)

ディスペンサー本体を水平に保持し、毛細管作用によりキャピラリーチューブ内に充填させます。

※ディスペンサー本体のプランジャーを押し込まないように注意してください。



(Fig.1)

4. 吐出方法

プランジャーを第一ストップ位置 (Fig.2) まで静かに押して、キャピラリーチューブ内の試料を空にします。


試料は吐出されますが、キャピラリーチューブ内に微量の試料が残ります。

一旦停止後、プランジャーを第2ストップ位置 (Fig.3)まで押し込みます。

キャピラリーチューブ内に残っている微量の試料も吐出されます。



(Fig.2)

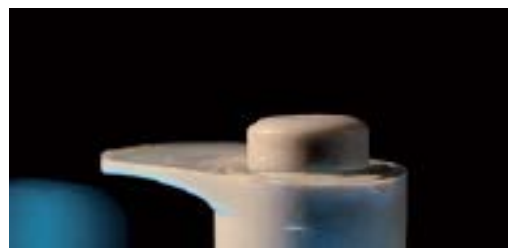

(Fig.3)

5. 吐出後

キャピラリーチューブを注意深く取り外し、適切な安全コンテナに廃棄します。

●仕様

品番	3-6000-01	型式	CD
本体サイズ 幅×長さ×高さ	約135×16×29mm (ピペットチップ含む)	付属品	ディスペンサーアダプター
オートクレーブ	分解不要 (121℃・15psi、10～15分間)		
対応最大容量	100μℓ		
適合チューブ	＊ 外径 φ0.8mm～1.9mm 且つ、両端切タイプ ● 3-5998-01～12 エンドトゥーエンドチップ ● 3-5999-01～09 プレキャリブレードピペット ● 3-6002-03,04 融点測定用毛細管 両切り (※-01,02は使用不可) ● 3-6003-01,02 ヘマトクリットチューブ		

Made in India

保証規定	保証書																
<ol style="list-style-type: none"> 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 <ul style="list-style-type: none"> ・誤使用、不当な修理・改造による故障。 ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 ・接続している他の機器が原因による故障。 ・車両・船舶等での使用による故障。 ・消耗部品、付属部品の交換。 ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。 ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。</p> <table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td>キャピラリーチューブディスペンサー</td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td>3-6000-01</td> </tr> <tr> <td>保証期間</td> <td>お買い上げ日より1年間</td> </tr> <tr> <td>お買い上げ日</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>お名前</td> <td>様</td> </tr> <tr> <td>ご住所</td> <td>TEL.</td> </tr> <tr> <td>取り扱い店名</td> <td>担当者印</td> </tr> <tr> <td>住所</td> <td>TEL.</td> </tr> </table>	品名	キャピラリーチューブディスペンサー	品番	3-6000-01	保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日	お名前	様	ご住所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住所	TEL.
品名	キャピラリーチューブディスペンサー																
品番	3-6000-01																
保証期間	お買い上げ日より1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お名前	様																
ご住所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住所	TEL.																

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

 **アズワン株式会社**

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第2版 2018年10月作成