

取扱説明書

Instruction Manual

アームダクト卓上型

シングルセット／ツインセット
シングルセット(風量調整付き)／ツインセット(風量調整付き)
フレキフードシングル／フレキフードダブル

目 次

安全上のご注意	2
設置上の安全に関する注意	2
使用上の安全に関する注意	3
各部の名称	4
取扱方法	5
ダクトホースの取付け方	6
お手入れについて	7
仕様	7
製品保証について	8

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

アズワン株式会社

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。





いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・近くに引火性の固体・液体・気体のないところ。 ・使用周囲温度 5～35℃以内のところ。 ・60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところ。本体が変形する恐れがあります。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・結露しないところ。 ・水平で安定したところ。 ・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ホコリの少ないところ及び風通しの良いところ。 ・直射日光のあたらないところ。 ・電源コードは、足を引っ掛けないようなところに取りまわしてください。

※本製品を屋外で使用することは避けてください。



<使用上の安全に関する注意>

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	<ul style="list-style-type: none"> ・引火性、爆発性のガスは絶対に吸引させないでください。火災や爆発事故の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・濡れた手でスイッチの操作はしないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・吸気口、排気口に手を入れたり、物を入れないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。 ・AC100V 以外では使用しないでください。 《ファンユニットご購入の場合》 ・強酸のガスや、腐食性の強いガスを吸引しないでください。ファンの寿命を縮めることになります。 ・ファンユニットの通気口はふさがないようにしてください。 ・ヒューズは定格外のものと入れ替えしないでください。又、ヒューズが切れた場合、内部回路の異常と考えられますので、修理を依頼してください。 ・排気口には必ずダクトホースを接続して屋外に排気して使用してください。又、ホース口は確実に奥まで差し込んでください。ダクトホースを接続しないと排気口が露出して危険です。 ・排気量調節機能付ファンユニットの場合、通常の作業時は風量を HIGH にしてご使用ください。MID・LOW では排気風量が少なく、作業者が有毒ガスに被爆する恐れがあります。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・本体の樹脂部分に、強い衝撃を与えたり無理な力を加えると、割れやクラックが生じたりケガをする恐れがありますので、これらの部分は丁寧に扱ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は有機溶剤用ではありませんから、有機溶剤は使用しないでください。 ・本製品は樹脂でできております。極度の高温の環境では使用しないでください。また、強い衝撃を与えないでください。 ・本製品は、屋外使用を想定しての設計はされていません。故障の原因となりますので、屋外で使用しないでください。 ・背面のコンセントは、ポータブルヒュームフードファンユニット接続用です。他の機器を接続しないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。

ファンユニットの取扱いについては、ファンユニット付属の取扱説明書をご覧ください。

(ポータブルヒュームフード フレキフードシングル／ダブルにはファンユニットは付属していません。)

<各部の名称>

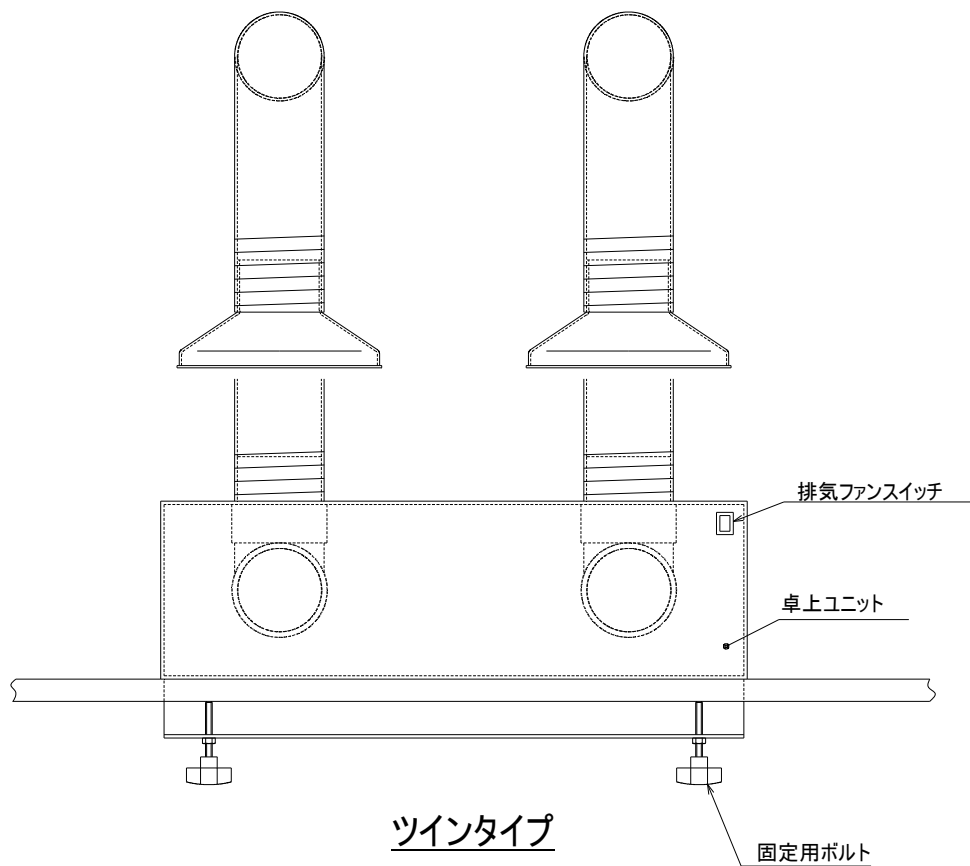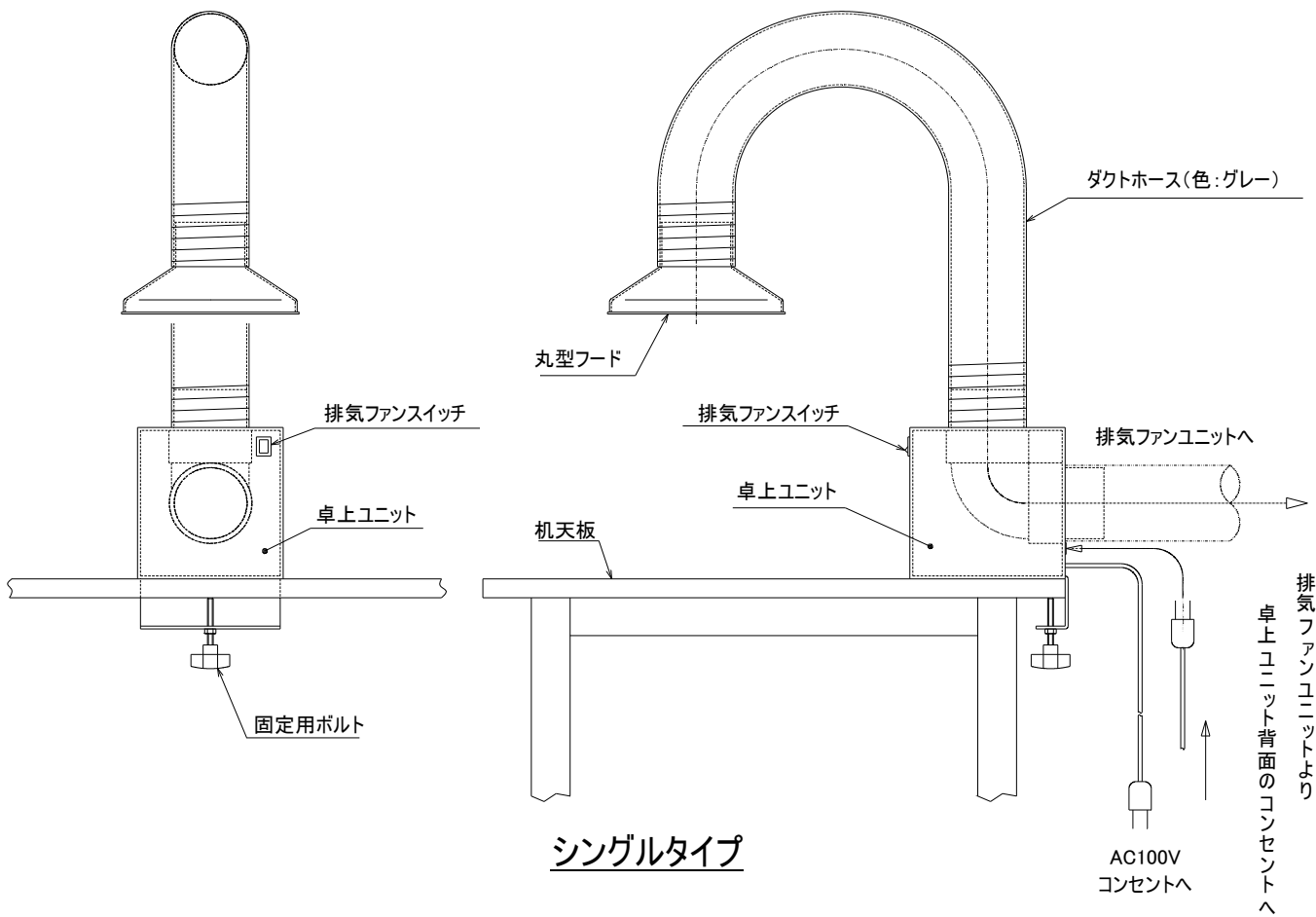

＜取扱方法＞

1. 設置上の安全に関する注意の条件を満たす所に本品を置いてください。
2. 本品を作業台の端と、本体取り付け部を合わせ、固定用ノブボルトを締め、作業台にしっかりと固定してください。
3. 電源プラグを AC100V のコンセントに差し込んでください。
4. 吸い込み側ダクト接続部に付属の A 型ダクトホースを差し込み、タオルを絞るようにしてダクトホースをしっかりと締めつけてください。
5. 4 で取り付けたダクトホースの先に、付属の丸型フードを同じようにしっかりと締めつけてください。

ポータブルヒュームフードフレキフードシングル／ダブルをご購入頂いた場合にはファンユニットは含まれておりませんので手順 8 にお進みください。必要に応じてポータブルヒュームフードのファンユニットと配管用ダクトφ75 ホースをお求めください。

6. ファン側ダクト接続部に P 型（茶色）ダクトホースを差し込み、ファンユニットの吸気口と接続してください。
7. 本体背面のコンセントに、ファンユニットの電源プラグを差し込み、ファンユニットの操作スイッチを常時 ON にしておきますと、本体の操作スイッチにてファンユニットを 運転／停止 させる事ができます。なお、ファンユニット以外の機器も接続できますが、最大 5A までのものを接続してご使用ください。
8. 以上で各部の接続は完了ですが、使用される前にもう一度各部の接続は完全にされているか確認してください。特に A 型ダクトホースの締め付けを確認してください。

★ガスが発生する作業を行なう際は、必ず排気ファンを作動させてください。

《排気量調節機能付ファンユニットご購入の場合》

- 排気量調整機能付ファンユニットをご購入いただいた場合、排気ファンは風量調節ツマミを切替えることにより風量を HIGH(強)・MID(中)・LOW(弱)の3段階で調節することができます。

(使用例)

ガスが大量に発生する場合は風量調節ツマミを HIGH に切替、風量を HIGH(強) にしてご使用ください。


また、ガスが少量の場合は風量調節ツマミを MID に切替、風量を MID(中) にしてご使用して頂ければ無駄な電力消費を抑えることができます。

作業を一時的に中断する・作業終了後、残留ガスを排気したい等の場合は風量調節ツマミを LOW に切替、風量を LOW(弱) にしておけば更に無駄な電力消費を抑えることができます。


(排気量調整機能付) ファンユニットの取扱いについては、ファンユニット付属の取扱説明書をご覧ください。

＜ダクトホースの取り付け方＞


○このダクトはタオルを絞るように、左回転すると口径が小さくなり、右回転すると口径が大きくなる構造となっておりますので、適切な大きさに調整して取付けてください。

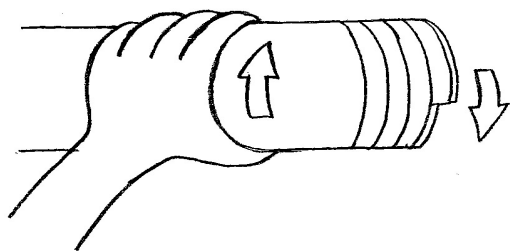


矢印の方向に絞ると、
口径が縮小します

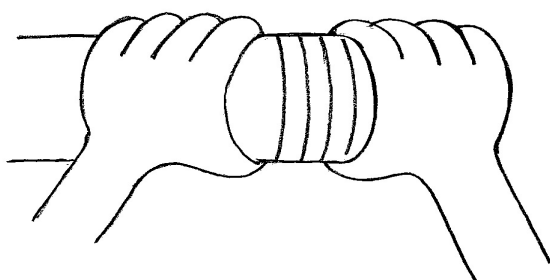

ダクトホースの端部を
持ち、絞ってください。

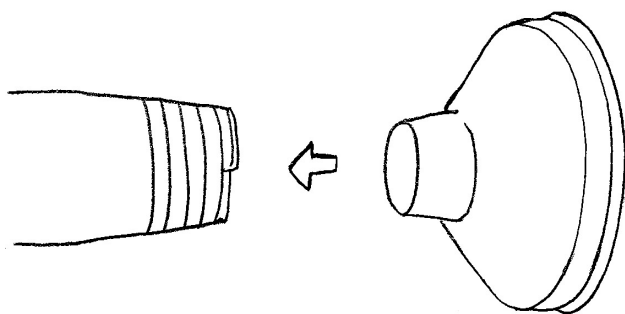

丸型フードの差込みがやや固
くなる程度まで絞り、丸型フー
ドを差込んでください。

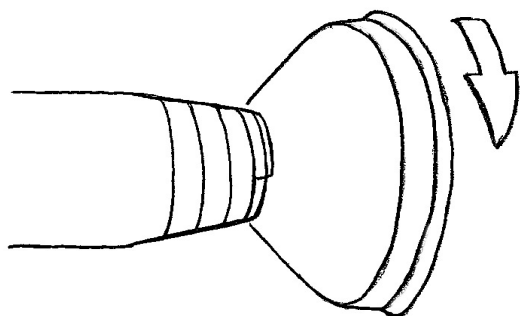



丸型フードを持ち、さらに
絞り込んでください。

本体側のダクトジョイント部に、ダクトホース
が入らない場合は、上記とは逆に絞り、口径を
拡大させて取付けてください。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 ・清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

		シングル	ツイン
外寸（本体）mm		W150×D155×H155	W524×D185×H155
材質		卓上ユニット：PVC 丸型フード：PET A型ダクトホース（グレー）：PVC P型ダクトホース（茶）：オレフィン系特殊樹脂	
ヒューズ		5A	
コンセント容量		最大 5A	
電源電圧		AC 100V	
付属品	A型ダクトホース 80cm（グレー）	1本	2本
	丸型フード	1ヶ	2ヶ
付属品 （アーム付外卓上の場合）	P型ダクトホース 2.5m（茶）	1本	
	ヒュームフードファンユニット	1台	
付属品 （排気量調節機能付アーム付き の場合）	P型ダクトホース 2.5m（茶）	1本	
	排気量調節機能付ファン ゴム脚タイプ	1台	

※ファンユニットに関する仕様はファンユニットに付属されております取扱説明書をご参照下さい。

<製品保証について>

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名			
型式			
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL :		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL :		

アズワン株式会社

<保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

原産国：日本

2018年3月第7版作成

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp