

コンパクトドラフト・ラボフード用ファンダクト

取扱説明書

この度は、コンパクトドラフト・ラボフード用ファンダクトをご購入頂きまして誠にありがとうございました。

本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸与されるときには、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体と共に必ずお渡しください。

◎ 各シンボルマークの定義

※ 商品を使用する前に必ずお読みください。また、警告・注意の指示は必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取り扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の損傷の原因となることがあります。

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、最適な場所をお選びください。

 警告	<ul style="list-style-type: none">・近くに可燃性の固体・液体・気体のないところ。・周囲温度が5℃～35℃以内のところ。
 注意	<ul style="list-style-type: none">・結露しないところ。・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。・直射日光のあたらないところ。
 注意	<ul style="list-style-type: none">・電源コードは足を引っかけないようなところに取りまわしてください。

※このファンユニットは、屋外で使用することはできません。


<使用上の安全に関する注意>

 <p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> このファンユニットは防爆構造ではありませんので、引火性・爆発性のガスは絶対に吸引させないでください。 改造・分解はしないでください。改造・分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。 
 <p>注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> 強酸のガスや、腐食性の強いガスを吸引すると、ファンの寿命を縮めることとなります。 ファンユニットの通気口はふさがないようにしてください。 ファンユニット単体での使用はしないでください。ファンベースとセットで使用してください。ファンベースがないと、吸込口が露出しますので危険です。 ヒューズは定格外のものと入れ替えしないでください。又、ヒューズが切れた場合、内部回路の異常と考えられますので、修理を依頼してください。 濡れた手でスイッチの操作はしないでください。 排気口には必ずダクトホースを接続して使用してください。又、ホース口は確実に奥まで差し込んでください。ダクトホースを接続しないと排気口が露出して危険です。 ダクトホースを配管する際は、ファンユニットの排気口に力が加わらないようにしてください。ダクトホースが抜ける恐れがあります。 長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

<付属品>

- 取付ビス … 4本
- 取付ナット … 4ヶ
- 取付用ワッシャー … 4枚
- 取付用スプリングワッシャー … 4枚
- φ100ダクトホース … 2.5m

<各部の名称>

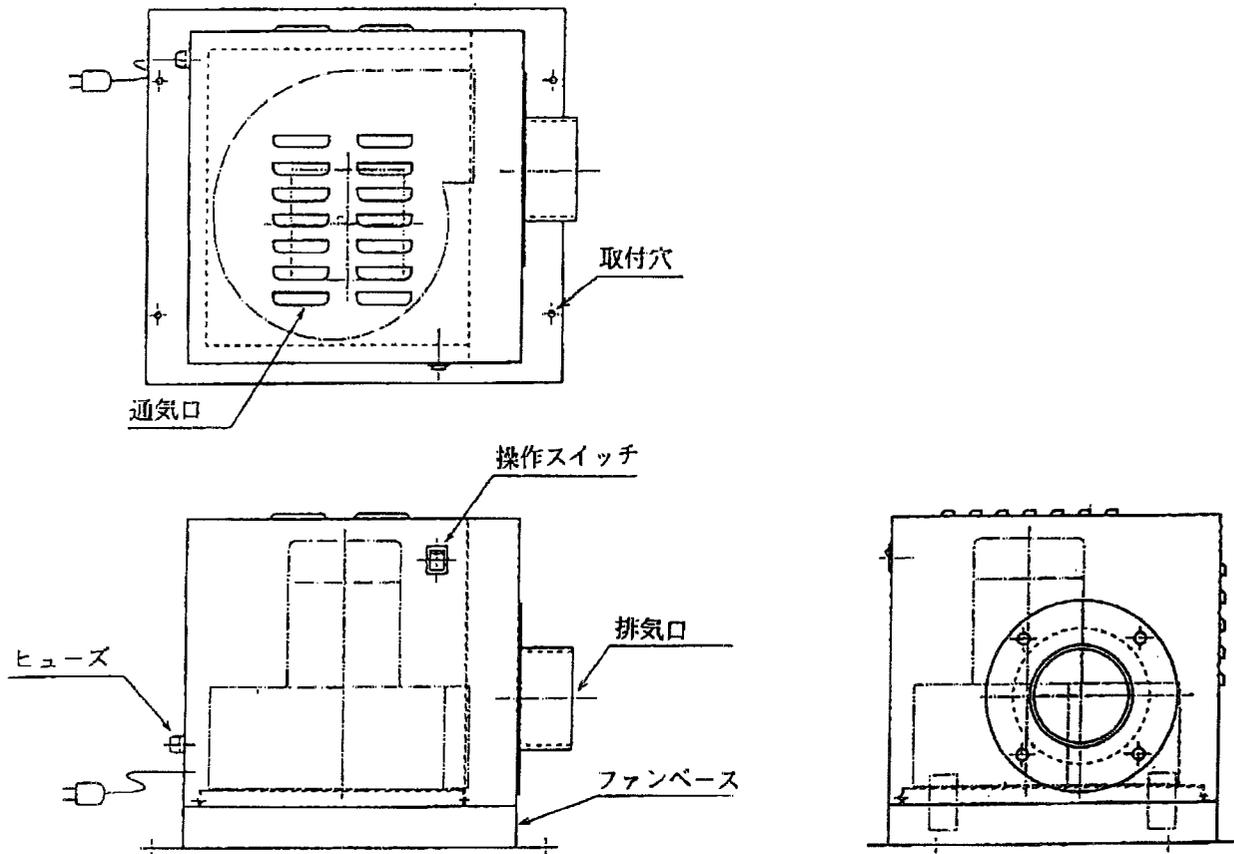

<組立方法・操作方法>

操作スイッチがOFFで、かつ電源プラグがコンセントから外れていることを確認してください。

※プラスドライバーを用意してください。

1. ファンユニットを取り付ける相手側に、ダクトジョイントが取り付けられている場合は、取り付けビスを緩めてダクトジョイントを外してください。
2. 操作スイッチを前側にして、ファンユニットの取り付け穴を、相手側の穴と合わせて置いてください。
3. 付属している取り付けビスを上から入れ、内側からワッシャー、スプリングワッシャーの順で入れて、最後にナットで締め付けてください。
4. 排気口にダクトホースを接続して、ダクトホースを室外などに導いてください。
5. 電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。
6. 操作スイッチをONにして、動作させてください。

<お手入れについて>

清掃は、水を硬く絞った柔らかい布で拭いて、取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。

 警告	<ul style="list-style-type: none">・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。・清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
 注意	<ul style="list-style-type: none">・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

外寸	240(幅)×240(奥行)×240(高さ)
使用周囲温度	5℃～35℃
ファン	6m ³ /min (ファン単体能力)
ビュース	3A
電源電圧	AC100V

▲アズワン株式会社

■本社・大阪営業部	TEL (06) 6356-3991 (代) ・ FAX (06) 6356-9145
■東京営業部	TEL (03) 3249-3770 (代) ・ FAX (03) 3249-2025
■横浜支店	TEL (045) 476-0544 (代) ・ FAX (045) 476-0545
■名古屋支店	TEL (052) 221-0991 (代) ・ FAX (052) 221-0990
■札幌営業所	TEL (011) 210-5460 (代) ・ FAX (011) 210-5471
■仙台営業所	TEL (022) 268-6787 (代) ・ FAX (022) 268-7391
■つくば営業所	TEL (0298) 55-6177 (代) ・ FAX (0298) 55-6178
■大宮営業所	TEL (048) 643-7111 (代) ・ FAX (048) 643-6999
■高松営業所	TEL (087) 833-6980 (代) ・ FAX (087) 833-6990
■広島営業所	TEL (082) 295-0801 (代) ・ FAX (082) 295-0788
■福岡営業所	TEL (092) 413-9581 (代) ・ FAX (092) 413-9198

第2版 平成13年9月作成