


取扱説明書

セラミックホットプレート CHP-170A, -250A, -400A

製品概要

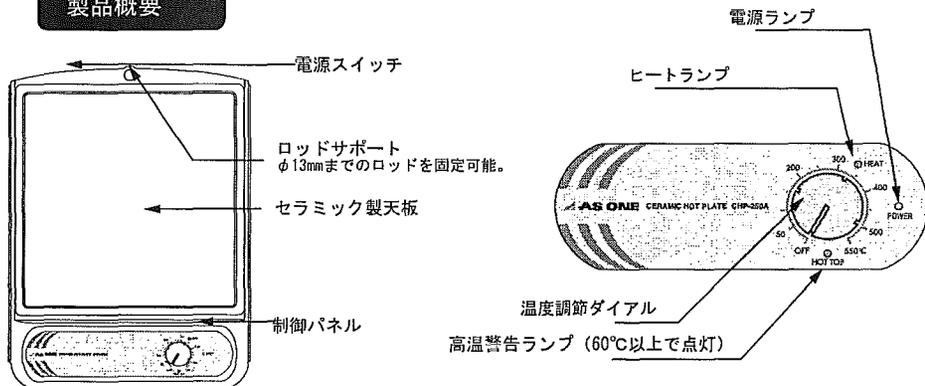

使用方法

- 1: 温度設定ダイアルのOFFを確認し、電源コードをコンセントに差しこみ電源スイッチをONにしてください。
- 2: 温度設定ダイアルを右に回すと、ヒーターランプが点灯します。ダイアルを回して運転温度を設定してください。
- 3: 試料のセットは火傷をしないよう注意深く行ってください。使用始めに断熱材が加熱されて臭いがする場合があります。
- 4: 高温警告ランプの点灯中は天板温度が60°C以上ですので触れないでください。
- 5: 使用後の取り扱い
使用後は温度設定ダイアルのOFF及び、高温警告ランプの消灯を確認し電源スイッチを切り、電源コードを抜いて保管してください。

⚠ 本製品について

⇒ 本製品はセラミック製天板を仕様しており耐熱性、耐薬品性に優れておりますが、特性上熱伝導率が低いため中央付近と周囲・端部との温度分布には差異が生じます。

⇒ 本製品の温度制御にはON/OFF制御を採用していますので、ヒーターON・OFFによって天板温度にハンチング現象（設定温度によって約10°C～20°C程度での上下）が発生します。

必ず守ってください。



- ① 試料は必ず天板上に載せ、天板周囲のパッキンには決して触れないようにしてください。パッキンが損傷し、天板が外れる原因になります。

実験中の注意



- ① 試料が飛び散る場合があります。実験中は必ず防護メガネを着用してください。
- ② 実験中に飛び散った試料や薬液などはすぐにふき取ってください。
- ③ 実験中は定期的に十分な換気を行ってください。必要な場合はドラフトなどの換気設備をご使用下さい。
- ④ ドラフト内での使用では雰囲気ガスにより製品の耐久性が著しく低下することがありますのでご注意ください。
- ⑤ 高温状態のセラミック天板に水をかける等急冷しないでください。天板が割れる危険性があります。

安全にお使いいただくために



100V専用

- ◎ この製品の電源電圧はAC100V専用です。電源電圧が異なりますと、機械の故障や火災の原因になります。



改造禁止

- ◎ 分解・改造などは行わないで下さい。故障や感電事故につながりますのでご注意ください。



接地必要

- ◎ 万一の感電防止のためにアースをして下さい。



異常注意

- ◎ 異常が発生した場合は電源スイッチをOFFにして電源プラグも引き抜いて下さい。修理などはご購入の販売店にご相談下さい。



断線注意

- ◎ 電源プラグの取り外しはプラグを持って外して下さい。電源コードを引っ張りますと断線の原因になります。



高温注意

- ◎ 設定温度によっては使用中、使用後に本体が高温になることがありますのでご注意ください。



水注意

- ◎ 本機は防水仕様ではありません。ご注意ください。また蒸気、結露などにもご注意ください。

製品仕様

型番	CHP-170A	CHP-250A	CHP-400A
プレートサイズ(mm)	170X170	250X250	400X300
プレート材質	セラミック		
本体材質	アルミダイキャスト		
最高温度	550°C	550°C	350°C
ヒーター	マイカヒーター900W	マイカヒーター1400W	マイカヒーター1400W
温度設定	ボリューム設定方式		
温度制御	K型熱電対によるON/OFF制御		
安全装置	過電流ヒューズ・高温警告		
電源	AC100V 50/60Hz		

保証規定

- (1) 製造上の責任による商品の欠陥または正常な使用状態において故障が生じた場合、お買上げ日より1年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障
 - 本品納入後の移動や移送或いは落下による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、地震等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合及び保証書の提示がない場合。
- (3) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に製造の不備による欠陥又は正常な使用状態での故障の際は保証規定により修理いたします。

品名	セラミックホットプレート
型式	CHP-170A, -250A, 400A 機種番
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL.
取り扱い店	担当者印
住所	TEL.

アズワン株式会社

フリーダイヤル 0120-700-875

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

取扱説明書
2007年8月 第4版作成