

## ハイパー攪拌子(HSB - 3)使用時のご注意

- ・ハイパー攪拌子はハイパースターラー専用の攪拌子ですので、一般的なスターラーではご使用できません。
- ・付属の羽根以外の攪拌羽根をご使用の場合は 8mmの軸用ボス(フランジ)付きの物をご使用ください。
- ・ピーカーをスターラーの上においた状態でハイパー攪拌子を挿入すると、ピーカーを破損する場合がありますので、攪拌子はピーカーをスターラーに乗せる前に挿入してください。
- ・プラスチック容器などに入れてご使用になると、攪拌子の底と容器の摩擦で、容器に傷がついたりコンタミが発生することがありますので、ガラスピーカーでの使用をおすすめします。

### 仕様

使用スターラー : ハイパースターラー専用 (HVE - S, LVE - S には使用できません)  
材質 : 本体 / PP(ポリプロピレン樹脂)、 軸 / SUS303、羽根 / SUS316  
マグネット : サマコバ磁石(3000 G) × 4個  
サイズ : 65 × 119mm (羽根部除く)  
使用可能ピーカー : 内径 80mm以上のガラスピーカー

■商品についてのお問い合わせは

**アズワン株式会社**  
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875  
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。