


## オールプラスチックワゴン

(CODE) 1-8544-03、04 (TYPE) 101F、201F

この度は本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読み下さい。

### 外観図

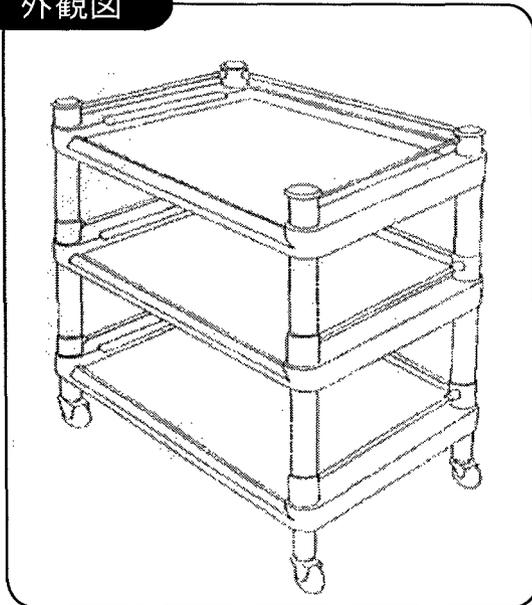


### 部品表

番号	名称	数量
①	ストッパー付キャップ	4
②	コネクター、一方向フレーム孔	6
③	コネクター、二方向フレーム孔	6
④	フレーム短、33cm	6
⑤	フレーム長、50cm	3
⑥	棚板	3
⑦	支柱	8
⑧	キャスター、75mm	4

### 組立手順

- ④フレーム短と⑤フレーム長を、②及び③のコネクターに取り付け、もう一方にも同様に④フレーム短を取り付けて三方フレームを作ります。
- ⑥上段棚板の四隅と1.の三方フレームを合わせます。①ストッパー付キャップを差込み、⑦支柱と接続します。この時点でカートを逆さまにして、組立作業を行います。
- 中段用の三方フレームを同じ要領で組み立て、⑦上段用支柱、⑥中段棚板、⑦下段用支柱を接続します。
- 下段用の三方フレームを組み立て、⑥下段棚板下部に、⑧ジョイントキャスターを差込み、本体の上下を戻します。

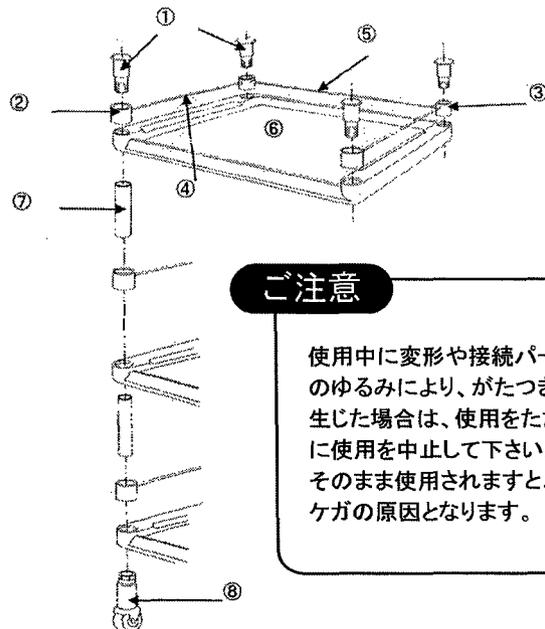

### ご注意

使用中に変形や接続パーツのゆるみにより、がたつきが生じた場合は、使用をただちに使用を中止して下さい。そのまま使用されますと、ケガの原因となります。

■商品についてのお問い合わせは フリーダイヤル ☎ 0120-711-875  
 カスタマー相談センター FAX 0120-700-763  
 受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分  
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません