

取扱説明書

この度は、ボンベ固定スタンドBB-1400をご購入頂きまして誠にありがとうございました。
 本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。
 お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸与
 されるときには、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体
 と共に必ずお渡しください。

◎ 各シンボルマークの定義

※ 商品を使用する前に必ずお読みください。また、警告・注意の指示は必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取り扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の損傷の原因となることがあります。

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため次の項目をよくお読みの上、最適な場所をお選びください。


 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・周囲温度が5～40℃以内のところ。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・直射日光のあたらないところ。 ・水平で安定したところ。

<使用上の安全に関する注意>


 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・改造はしないでください。改造したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。 ・本品を地面（床）や壁に固定する際は、付属の固定金具を使用し確実に固定してください。
---	---



<外観図>

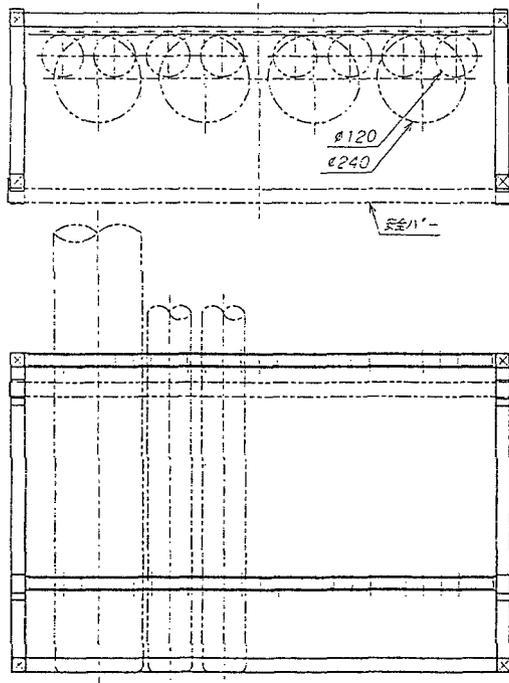


<組立方法>

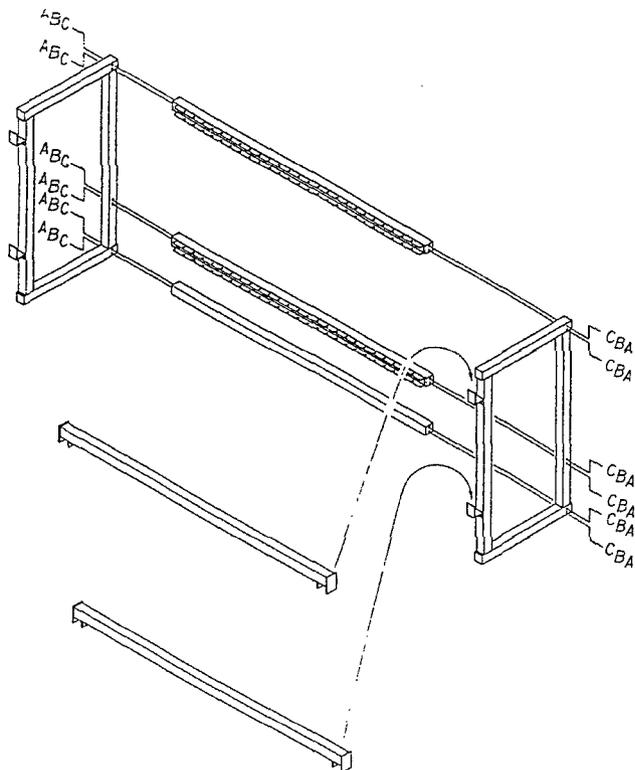

部品表


A	M5×50	ビス	12本
B	5mm	スプリングワッシャー	12本
C	5mm	平ワッシャー	12本

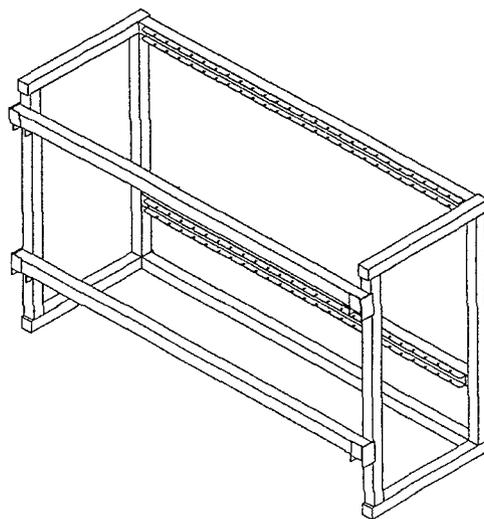


完成図

<固定金具について>

使用される場所に応じて、壁面に固定又は床面に固定してください。

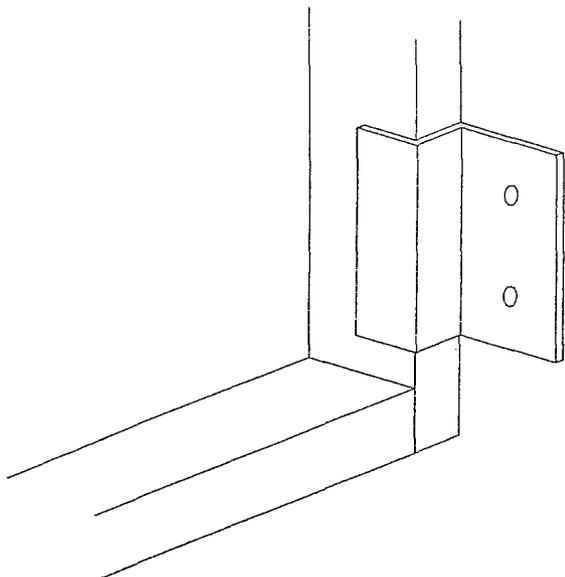

壁面取付け図

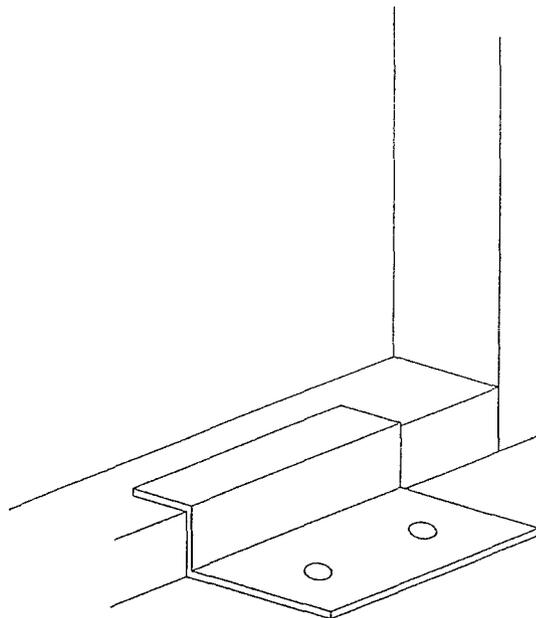

床取付け図


<取扱い方法>

ポンベの大きさに合わせて、ポンベ固定用ベルトをベルト止めピンに通して各々のポンベを固定してください。


安全のため、安全バーは必ず取り付けてください。

尚、ベルトは下図のように縮めてください。

①

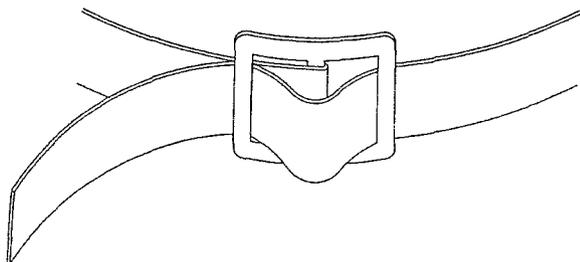

②

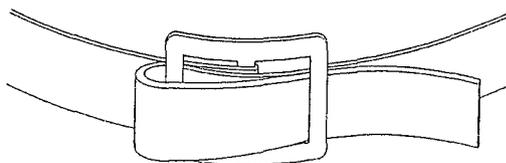

<お手入れについて>

清掃は、水を硬く絞った柔らかい布で拭いて、取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。



注意

・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

AS ONE アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

8-1074-0/
9-144-0/
8-3061-11.12.13

ポンベ固定器

取扱説明書


この度は、ポンベ固定器U型、W型、BB型をご購入頂きまして誠にありがとうございました。

本品を正しくご使用頂くためにご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

・ポンベ固定ベルトの締めつけ方

ポンベ固定の際、ベルトのゆるみ防止の為、下の図のようにベルトを締めて下さい。

- ① 一般的なベルトと同じようにベルトを通します。
- ② ①で通したベルトの端をさらに折り返し、②図のようにベルトとバックルの間に差し込んで締めて下さい。
- ③ 最後にもう一度、十分に締め付けて下さい。

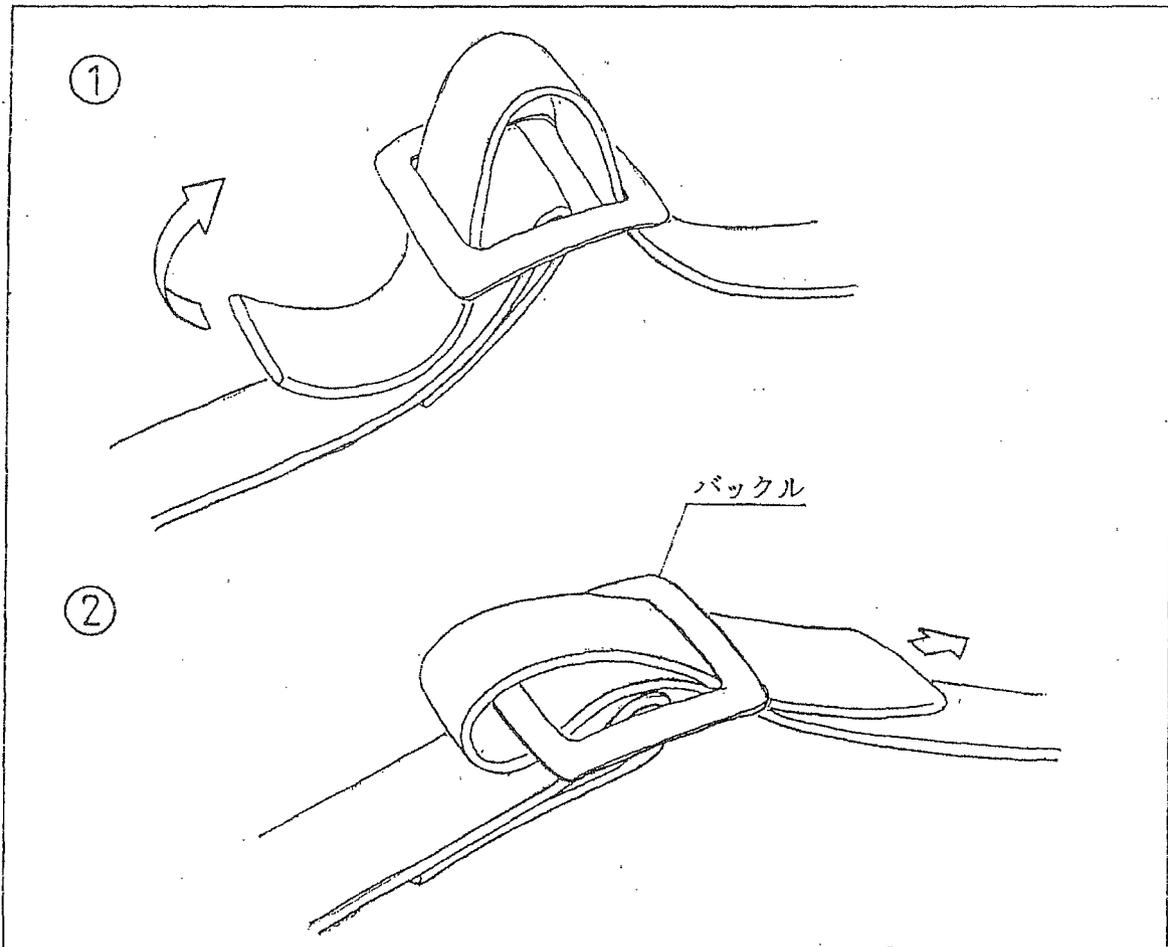

アズワン株式会社
AS ONE

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません