

取扱説明書

1-7610-01

バキュームクリーナー

TVC-01

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>


製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

⚠ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・60℃以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用下さい。変形する恐れがあります。
⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・水平で安定したところでご使用下さい。本製品が転倒したり、廃液が漏洩する恐れがあります。 ・直射日光のあたらないところでご使用下さい。変色、変形、など劣化する恐れがあります。

<使用上の安全に関する注意>

⚠ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	<ul style="list-style-type: none"> ・廃液を間違えて飲まないよう、取扱いに十分注意してください。
⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・シリコンチューブが折れ曲がらないように使用してください。廃液の吸引力が弱まったり吸引しなくなります。

<各部の名称>

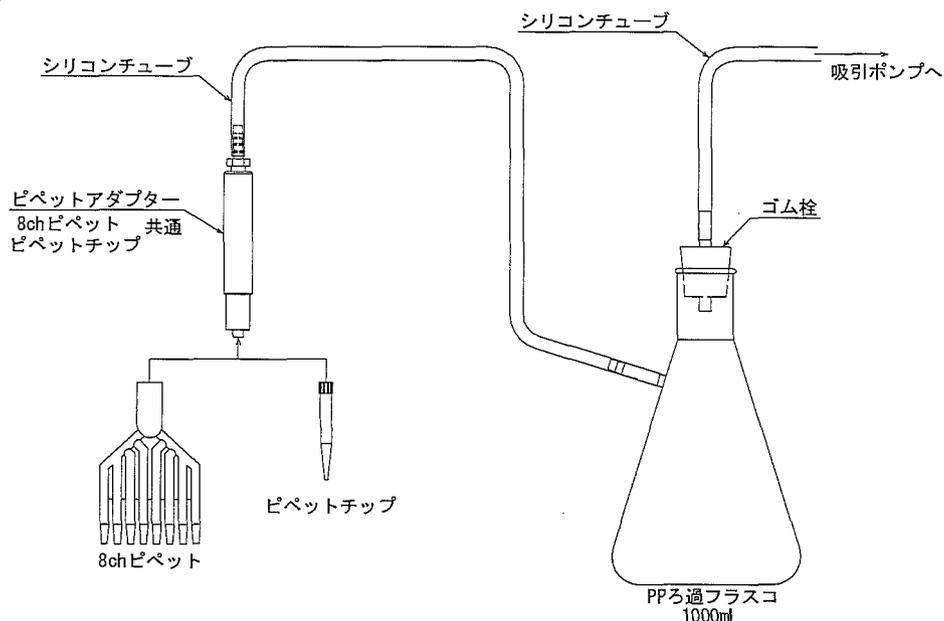

<製品概要>

本製品は使用済みの培地やマイクロプレート内の廃液などを手軽に吸引することができます。
 ピペットアダプターには、8ch タイプ、シングルタイプのピペットチップを取り付けることができます。


<使用方法>

○ピペットアダプターの先端にピペットチップまたは 8ch ピペットを取付けてください。

適合ピペットチップ

品名	品番	型式
アイビスピペットチップ (バルクパック)	2-3006-03	I-502B
アイビスピペットチップ (ボックスパック)	2-3009-02	I-597B
アイビスピペットチップ (ボックスパック用スペアプレート)	2-4584-07	IN122-502B
8 チャンネルディスポピペット	1-7700-01	378730000
8 チャンネルディスポピペット	1-7700-02	378730001

※8ch ピペットは予め、ノズルの先端とピペットアダプター取付部をハサミなどで切断してください。
 ピペットアダプター取付部の切断位置は下図を参考にしてください。先端の切断量は特に指定ありません。

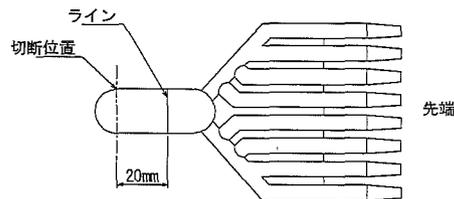

- PP ろ過フラスコにゴム栓を取付けてください。
- ピペットアダプターと PP ろ過フラスコをシリコンチューブで接続してください。
 ※シリコンチューブは 4m 付属しております。任意の長さで切断してご使用ください。
- PP ろ過フラスコと吸引ポンプをシリコンチューブで接続してください。
 ※シリコンチューブは 4m 付属しております。任意の長さで切断してご使用ください。
- 吸引ポンプの電源スイッチが OFF になっていることを確認して、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- フットスイッチをご使用になる場合は、フットスイッチのコンセントに吸引ポンプの電源コードを差し込んでください。
- フットスイッチの ON・OFF でポンプが作動・停止することを確認してください。

※PP フラスコのゴム栓がしっかり取付けられている事を再度確認してください。取り付けがあまりと PP フラスコが倒れた際にゴム栓が外れて、廃液がこぼれますのでご注意ください。

○以上で準備は完了です。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。 ・内部に廃液が残っていることがありますので、皮膚についたり、目や口に入らないよう注意してください。

＜仕様＞

材質	ピペットアダプター/チューブ接続口	塩化ビニール/ナイロン
	PPろ過フラスコ	ポリプロピレン
	ゴム栓/パイプ	天然ゴム/塩化ビニール
	シリコンチューブ	シリコンゴム
本梱包セット内容	ピペットアダプター×1本 PPろ過フラスコ×1個 ゴム栓×1個 シリコンチューブ 4m×1本	

＜別売り品＞

品名	品番	型式
コンパクトエアステーション	1-5828-01	CAS-1
フットスイッチ	4-036-13	フットスイッチ
ピペットチップ	前ページ 適合ピペットチップ参照	
8ch ピペット		

第3版 2006年1月作成


アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
 カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません