

# 取扱説明書

1-7543-12  
ガスパージュニット  
ニードルバルブ

お買い上げ有り難うございます。


この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。  
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。  
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

 **アズワン株式会社**

## <取付方法>

- ・ガスパージュニットの右側面にあるガス供給口に取付けられているチューブフィッティングを対辺 17mm のスパナ等で取り外してください。（このとき、ガス供給口が緩まないようにスパナ等で固定しながら取り外してください。）
- ・ニードルバルブのメスネジ部分にガスパージュニットから取り外したチューブフィッティングを締付けてください。
- ・ニードルバルブのオスネジ部分をガスパージュニットのガス供給口に締付けてください。

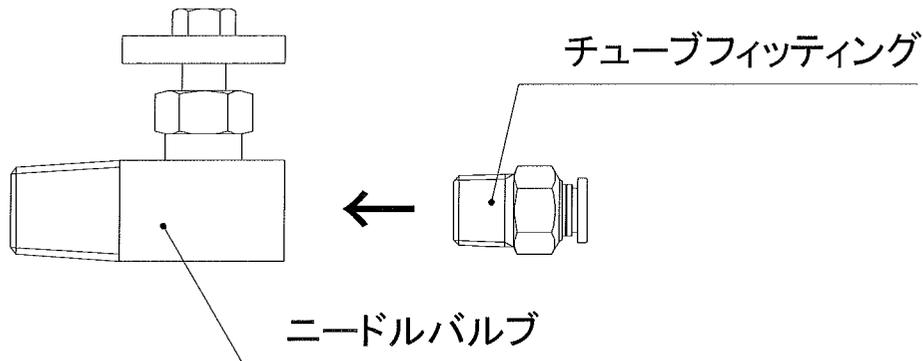

## <注意事項>

ニードルバルブ及びチューブフィッティングのオスネジ部分にはシール剤がつけられてありますので、無理に強く締付ける必要はありません。

もしネジ部分から空気漏れが発生している場合は全部取り外し、バルブ及びフィッティング部分のシールパッキンを取り除き、新しく時計方向に4～5回シールパッキン（ニフトロン、パイプシール市販品）を巻き付け、再び締付けてください。

## <仕様>

材 質：真 鍮  
表面処理：クロームメッキ

第1版 2005年09月作成

**AS ONE アズワン株式会社**

■商品についてのお問い合わせは  
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

F A X 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません