

ポリビン 篩

型番	PBS-01	
	PBS-02	PBS-04
	PBS-03	PBS-05

取扱説明書



アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用出来ません。

平成15年 9月30日 第一版 作製

1.はじめに

本品は透明ポリビンの中フタにメッシュ駕籠をぶら下げ篩分けできるようにしたものです。

篩下（微細粉）は、そのままポリビンの中に収納できます。

篩上（粗粉）は中フタ内に溜まりますので分けられます。

粗いものから細かいものまで5種類ありますので選定下さい。

広口ビンですから保管が楽で吸湿を防止できます。

湿式でも利用できます。

静電気が溜まりにくい（対PE比 体積固有抵抗値=1/1000）ナイロンを篩メッシュ目に採用しております。

2 寸法・材質

型番	篩目メッシュ	重量 (g)	ビン容量 (ml)
PBS-01	19	50	500
PBS-02	25	50	500
PBS-03	50	50	500
PBS-04	100	50	500
PBS-05	200	50	500

部位	材質	ポリビン寸法
ポリビン	透明塩ビ	口径x胴径x全高 mm φ47xφ80X146H
フタ	PE	
篩メッシュ	ナイロン	

3 使用法

手で篩いますと微粉はポリビン内に落ちて溜まり、粗粉は篩メッシュ上に残ります。