


取扱説明書

デジタルセラミックホットプレート
CHP-170DN, -250DN, -400DN

1-9387-31~33

製品概要

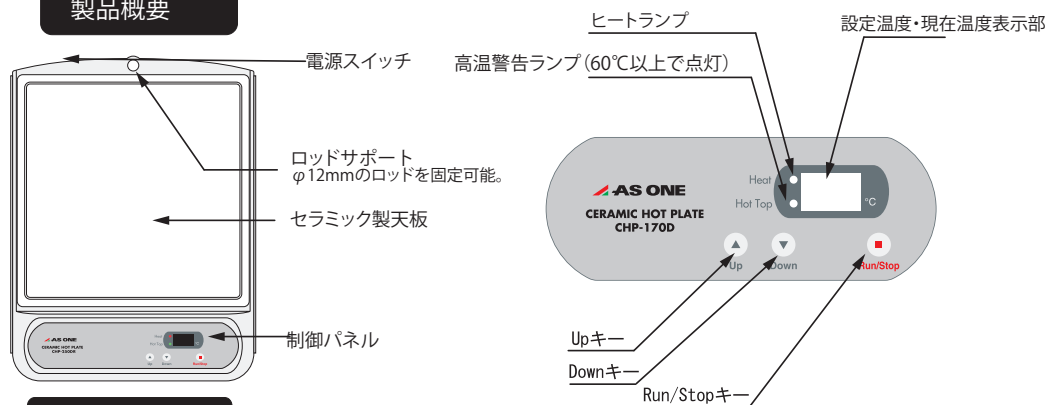

使用方法

- 1; 電源コードを三芯接地付コンセントに差し込み電源スイッチをONにしてください。
- 2; Upキー、Downキーを押すと設定温度・現在温度表示部に設定温度が点滅表示されます。
Upキー、Downキーで設定温度を入力し、Run/Stopキーを押して設定を確定してください。
※注意: 温度を入力しても、Run/Stopキーを押して確定しなければ、約5秒後に点滅表示が解除され、元の設定値に戻ります。
運転開始にはRun/Stopキーを押してください。
温調がスタートし、Heatランプが点灯します。
※運転中に設定温度を変更する場合も同様に操作してください。
- 3; 試料のセットは火傷をしないよう注意深く行ってください。
※使用始めに断熱材が加熱されて臭いがする場合もあります。
- 4; 高温警告ランプ (Hot Topランプ) の点灯中は天板温度が60℃以上ですので触れないでください。
- 5; 使用後の取り扱い
使用後はRun/Stopキーを押して運転を停止後、高温警告ランプの消灯を確認し電源スイッチを切り電源コードを抜いて保管してください。

必ず守ってください。



- ① 試料は必ず天板上に載せ、天板周囲のバックインには決して触れないようにしてください。バックインが損傷し、天板が外れる原因になります。
- ② 天板表面や本体を、アルミ箔などで覆わないでください。放熱が妨げられ、異常過熱による故障の原因となります。

実験中の注意



- ① 試料が飛び散る場合があります。実験中は必ず防護メガネを着用してください。
- ② 実験中に飛び散った試料や薬液などはすぐにふき取ってください。本体内部に液体が浸入した場合は、使用を中止し、点検をご依頼ください。
- ③ 実験中は定期的に十分な換気を行ってください。必要な場合はドラフトなどの換気設備をご使用ください。
- ④ ドラフト内などの腐食性ガス雰囲気下での使用は、製品の耐久性が著しく低下することがありますので、ご注意ください。
- ⑤ 高温状態のセラミック天板に水をかける等、急冷しないでください。天板が割れる危険性があります。
- ⑥ 無人運転は行わないでください。発火などの恐れがあります。

安全にお使いいただくために



100V専用

- ◎この製品の電源電圧はAC100V専用です。電源電圧が異なりますと、機械の故障や火災の原因になります。



接地必要

- ◎万一の感電防止のためにアースをして下さい。



断線注意

- ◎電源プラグの取り外しはプラグを持って外して下さい。電源コードを引っ張りますと断線の原因になります。



注意

- ◎電源プラグをソケットに確実に差込んでください。緩みがありますと、電源接続部の発熱や発火の危険性があります。



水注意

- ◎本機は防水仕様ではありません。ご注意ください。また蒸気、結露などにもご注意ください。



警告

- ◎本機は防爆仕様ではありません。可燃性・爆発性雰囲気内で、絶対に使用しないでください。



改造禁止

- ◎分解・改造などを行わないで下さい。故障や感電事故につながりますのでご注意ください。



異常注意

- ◎異常が発生した場合は電源スイッチをOFFにして電源プラグも引き抜いて下さい。修理などはご購入の販売店にご相談下さい。



高温注意

- ◎設定温度によっては使用中、使用後に本体が高温になることがありますのでご注意ください。

製品仕様

型番	CHP-170DN	CHP-250DN	CHP-400DN
プレートサイズ (mm)	170 X 170	250 X 250	400 X 300
プレート材質	セラミック		
本体材質	アルミダイキャスト		
最高温度	550℃	550℃	350℃
ヒーター	マイカヒーター900W	マイカヒーター1400W	マイカヒーター1400W
温度設定	デジタル設定方式		
温度制御	K型熱電対によるPID制御		
安全装置	過電流ヒューズ・高温警告表示		
電源	AC100V 50/60Hz		

改良のため仕様及び外観を予告なく変更することがあります。

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル 0120-788-535
FAX 0120-788-763

問い合わせ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

アズワン株式会社