

取扱説明書

コンパクトドラフト CD-900PN

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡してください。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・扉を開閉する時は、ゆっくり開閉して衝撃を与えないでください。又、手などを挟まないよう注意してください。 ・本体及び扉は有機溶剤全般に侵されますので、有機溶剤は一切使用しないでください。 ・水道を使用する時はシンクから水が漏れないように注意してください。 ・有害な排液は下水に流さないようにしてください。 ・本品のサービスコンセントを使用する時は、接続される機器の合計電流が8Aを越えないようにしてください。又、ファンの始動時には突入電流が流れますので、サービスコンセントに接続されている機器がONの状態の時、過電流により漏電ブレーカーがトリップする場合がありますので、このような場合は、サービスコンセントに接続している機器の電源をOFFにしてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・扉のレール部分や、ローラー部分には手を触れないようにしてください。指を挟む恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ・扉は破損防止と軽量化を図るため、PVC透明板を使用しております。有機溶剤の中には直接、付着しますと、PVC板表面にクラックや濁化など、跡が残る場合があります。使用されるときは直接、付着しないように注意してください。又、排気ファンは運転させドラフトとしての機能が働いている状態でご使用ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。


<給水栓接続について>

- ①エンビ水道管によるVP13による給水元栓との配管施工。
- ②付属ホースニップル(ﾀｸﾉ)と付属ビニールホースによる接続の何れかを選択して下さい。

安全のためエンビ水道管による配管施工が確実です。


②のビニールホース接続の場合はホースニップル部の締付けとホースバンドの締付け、及びホースの老化による破損を考慮して使用終了時は必ず給水元栓を締めて下さい。

<各部の名称>

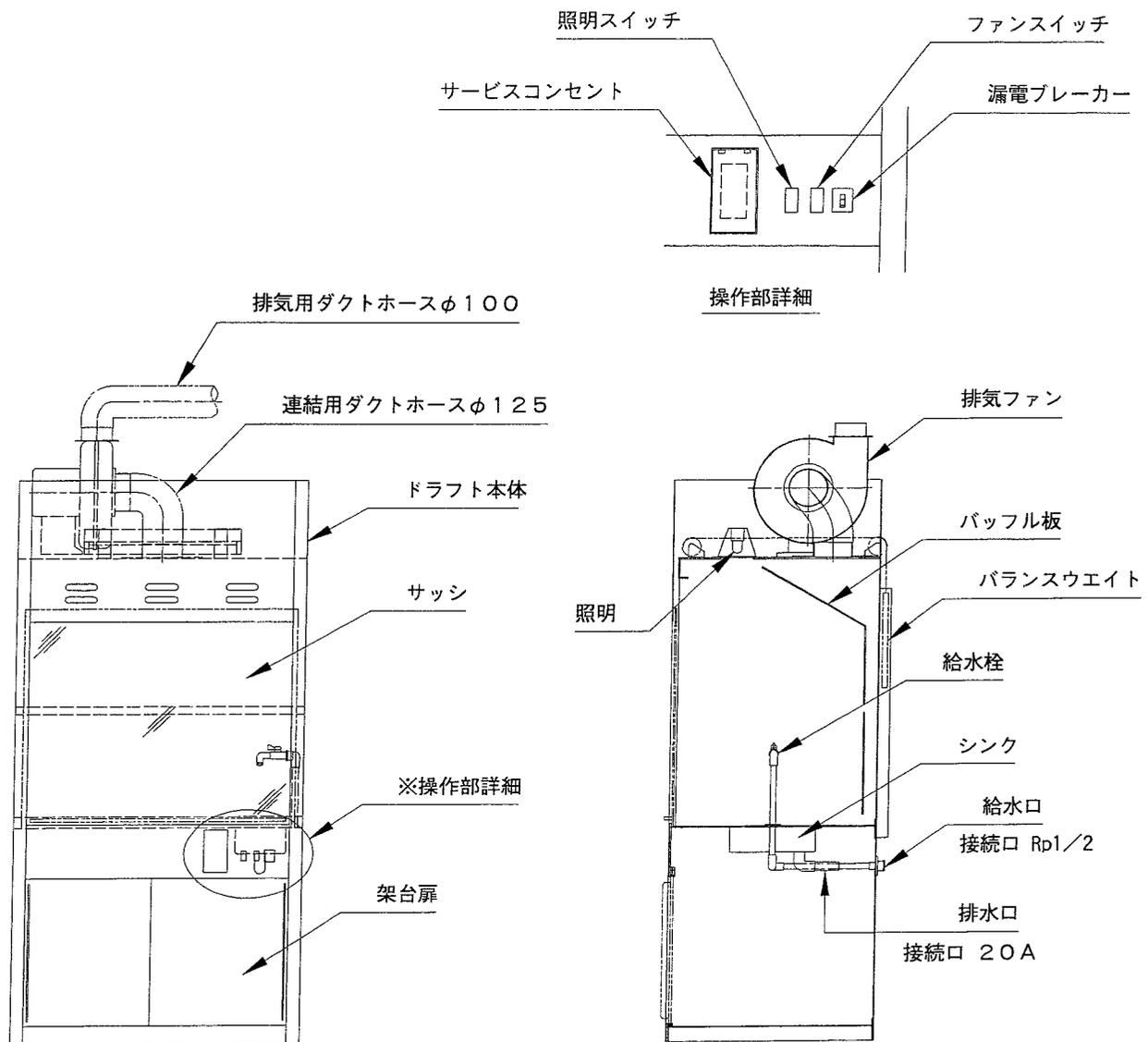


＜設置方法＞

1. 設置上の安全に関する注意の条件を満たす所に本品を置いてください。
2. 架台部の扉を開けて、排水ホースを背面の取り出し口から外部に導いてください。
3. 給水を使用する場合は、背面の給水ソケットにエンビ水道管を確実に接続してください。
4. 蛍光灯器具の周波数切り替えスイッチとサーマルリレーの設定が、使用される地域の周波数に合っていることを確認してください。合っていない場合は、セットし直してください。サーマルリレーの設定方法は、下記に示す要領で設定してください。
 - ・作業前に電源プラグがコンセントから抜けている事を確認してください。
 - ・架台内部右側面のサーマルリレーのダイヤルをプラスドライバーで回して、図のように設定してください。

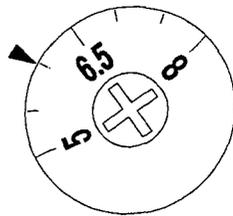

50Hz 6.0A

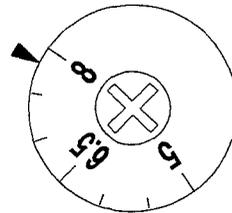

60Hz 7.8A

設定ダイヤル

設定しにくいですが、上の図の位置になるようにセットしてください。

50Hz 地域 6.0A
60Hz 地域 7.8A

5. 別梱包のファンを付属のビス (M6) ワッシャー、スプリングワッシャーを使用して本体の天板に取り付けてください。
6. 付属しているホース (φ125) を、ファンの吸い込み口と本体のダクトジョイントに接続して、ホースバンドで止めてください。
7. ファンの吹出口にダクトホース (φ100) を接続し、ホースバンドで締め付けて、室外に導いてください。
8. ファンから出ているコネクタと、本体側のコネクタを接続してください。
9. 電源プラグを AC100V のコンセント (15A 容量) に差し込んでください。

＜操作方法＞

1. ドラフト前面部の単相 100V 漏電ブレーカを ON にしてください。
2. 照明スイッチを ON にし、フード内の照明を点灯させてください。
3. 排気ファンスイッチを ON にし、排気ファンを稼働させてください。
4. フード内で電気器具を使用するときは、サービスコンセントを利用してください。

＜保守・点検＞

※漏電ブレーカーのテストを月 1 回以上行ってください。

電源が接続されているとき、漏電ブレーカーが ON の状態で漏電ブレーカーのテストボタン (赤色) を押してください。漏電ブレーカーが OFF になれば正常です。

⚠ 注意



・漏電ブレーカーが故障した状態で使用すると、感電の恐れがあります。

本品にはファンモーター過負荷保護装置が取付けてありますから、ファンモーターが過負荷になった場合装置が働いて、ファンは停止します。このような場合、ファンの異常が考えられますので弊社までご相談ください。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 ・清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

外 寸	W×D×H (mm)	900×685×1970 (ファン装着時)
作業面有効寸法	W×D (mm)	660×600
開口間口寸法	W×H (mm)	820×650
扉		透明塩ビ板 バランスウエイト式
庫内照明		蛍光灯 15W×1灯
排気ファン能力		単相 100V 0.4Kw 最大風量：13/16m ³ /min (50/60Hz) 最大静圧 1.32/1.91kPa (50/60Hz)
前面風速		0.5m/sec 以上 (サッシ半開、風量 8.5 m ³ /min の時)
コンセント		AC100V 3P 2ケ口(防滴プレート付) 使用限度：8A
電源		AC100V 15A 50/60Hz

第1版 2003年8月作成

 **アズワン株式会社**

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

F A X 0120-700-763

e-mail q@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません