

排気ファンオプション 交換用 HEPA フィルタ (3-4056-42)




注意

HEPA フィルタのラベルに表示されております AirFlow の矢印方向はメーカー検査時の空気の流れを示しているものであり、使用時の空気の方向を指定しているものではありません。

<交換方法>

1. 古い HEPA フィルタをケースから取り出してください。
2. 新しい HEPA フィルタをパッキンの方向に注意して右図の様に外ケースにおさめてください。
3. 右図の様に、フィルタ押え枠を取り付けてください。

以上で交換は終了です。

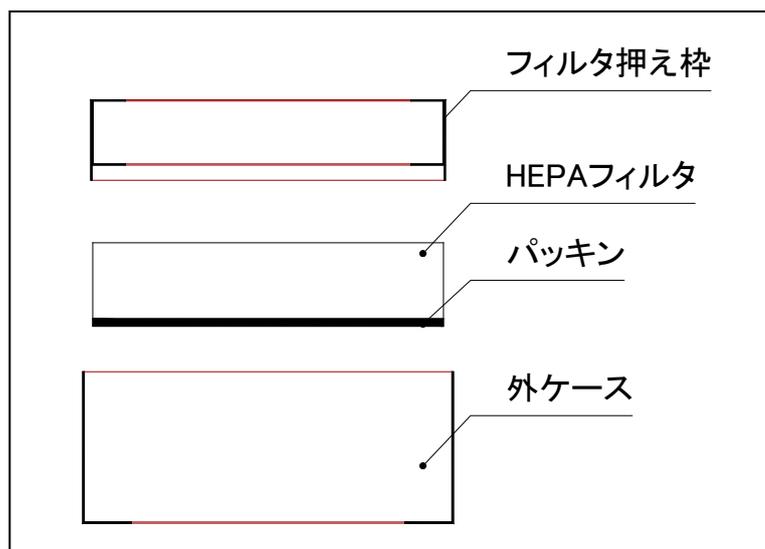

<取扱注意事項>

- フィルタの交換の際は、取り扱いを丁寧に、物にぶついたりしないようにしてください。
- 防水構造ではありませんので直接水などが掛からない場所で使用してください。
- フィルタの濾材には直接触れないように注意して取り扱いをしてください。濾材に破損が発生しますと十分なクリーン度が得られなくなります。

 **アズワン株式会社**

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル > TEL 0120-700-875
> FAX 0120-700-763
問合せ専用URL > <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9:00～12:00、午後13:00～17:30
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません