

無塵衣ロッカーPU-150

取扱説明書

この度は、無塵衣ロッカーPU-150をご購入頂きまして誠にありがとうございました。
 本品を正しく、安全にご使用頂くために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。
 お読みになった後は、いつでも見られる所に保存し、ご活用ください。又、本品を譲渡・貸
 与されるときには、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品
 本体と共に必ずお渡しください。

◎ 各シンボルマークの定義

※ 商品を使用する前に必ずお読みください。また、警告・注意の指示は必ず守ってくださ
 い。

 警告	取り扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の 破損の原因となることがあります。
 注意	取り扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の 損傷の原因となることがあります。

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよく
 お読みの上、最適な場所をお選びください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・近くに可燃性の固体・液体・気体のないところ。 ・周囲温度が5℃～40℃以内のところ。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・結露しないところ。 ・水平で安定したところ。 ・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ホコリの少ないところ及び風通しのよいところ。 ・直射日光のあたらないところ。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードは足を引っかけないようなところに取りまわしてください。


※本器は、屋外で使用することはできません。

<HEPAユニット取付方法>

- ① 本体天井に開いているHEPAユニット取付穴と、HEPAユニットに付属されている取付アングルの穴を合わせて、天井にHEPAユニットを置いてください。
- ② 本体内部よりM4ビスを入れ、平座金・パネ座金・M4ナットを使用し、HEPAユニットを本体に固定してください。

※ 作業は二人で行ってください。

※ HEPAユニットを使用する前に、止め金具を外しHEPAフィルターを袋から出して、使用してください。

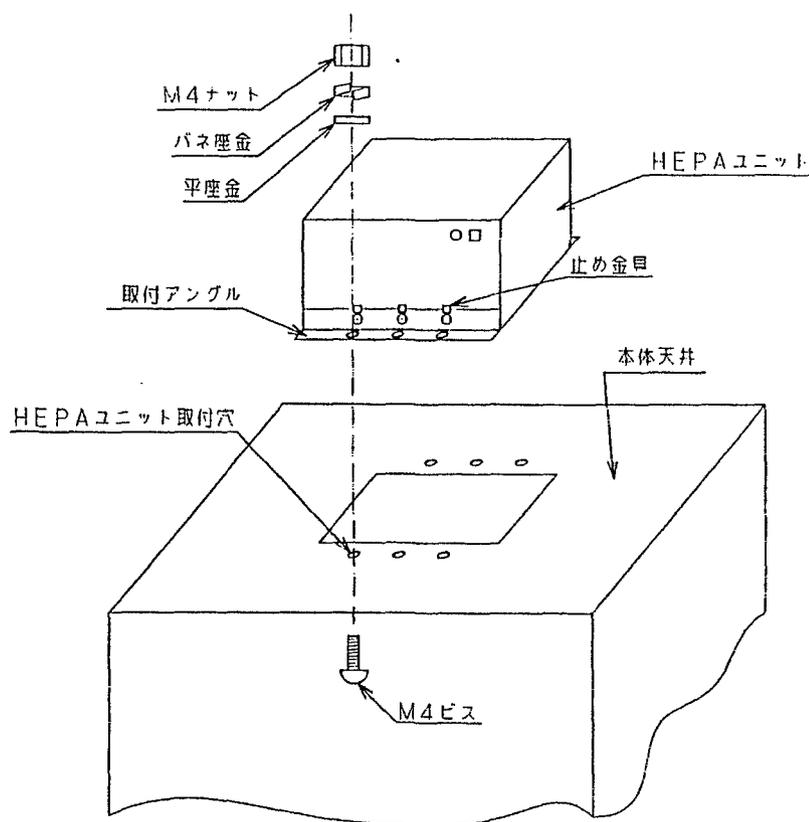

<使用上の安全に関する注意>

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・改造はしないでください。改造したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・吸い込み口はふさがらないでください。 ・ヒューズは定格外のものと入れ替えないでください。 ・濡れた手でスイッチ操作はしないでください。 ・十分な風量を確保するために、プレフィルターはこまめに掃除してください。 ・長時間使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。 

<取り扱い方法>

1. 電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。
2. 操作スイッチをONにしてください。この時点で動作を始めます。

<プレフィルターの掃除・交換について>

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・操作スイッチを必ずOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
---	--

1. プレフィルターケースのスリット部分に指をかけ、上に持ち上げて、プレフィルターケースを取り外してください。
2. プレフィルターケースからフィルターを引き出してください。
3. フィルターを交換する時は、新しいフィルターをプレフィルターケースに入れてください。掃除する場合は掃除機を使用して、ホコリを吸い取ってください。又、汚れのひどい時は、水洗いして十分乾燥させた後、プレフィルターケースにプレフィルターを入れてください。
4. プレフィルターケース側面の穴と、本体側の突起が合う向きでプレフィルターケースをはめ込んでください。

<ヘパフィルターの交換について>

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・必ず操作スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ・組付けの時は、内部のコードをケースなどに挟まないように注意してください。
---	---

1. プレフィルターケースのスリット部分に指をかけ、上に持ち上げて、プレフィルターケースを取り外してください。
2. プレフィルターケースを取り外すと、四隅にケース取り付けビスがありますので、そのビスを緩めて外してください。

3. 本体上部を上を持ち上げて、本体下部と分離してください。この時、ファンケースと本体上部とはコードでつながっていますので、無理に引っ張ってコードに力を加えないでください。
4. ファンケース取り付けビス（計4ヶ所）を緩めて外してください。（4本の内1本はコンデサと共締めになっています。）
5. ファンケースを上を持ち上げて、古いヘパフィルターを取り外し、パッキン側を下にしてヘパフィルターを置いてください。
6. 組付け上記の逆の順序で組付けてください。なお、ファンケース取り付けビス4本の内1本はコンデサと共締めになっていますので、コンデサを組み忘れないよう注意してください。

<お手入れについて>

清掃は、水を硬く絞った柔らかい布で拭いて、取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 ・清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

クリーンユニット（ピュアスペース）

外寸	210(巾)×260(奥行)×135(高さ)
使用周囲温度	5℃～40℃
ファン	1.8m ³ /min(ファン単体能力)
ヒューズ	1A
電源電圧	AC100V 24W

本体

外寸	608(巾)×515(奥行)×1790(高さ)
材質	鋼板焼付塗装仕上
クリーンユニット	2

AS ONE アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875
FAX  0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません