

取扱説明書

Instruction Manual


セミプラノレンズ生物顕微鏡

navis

8-4171-01 E-136-LED


この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

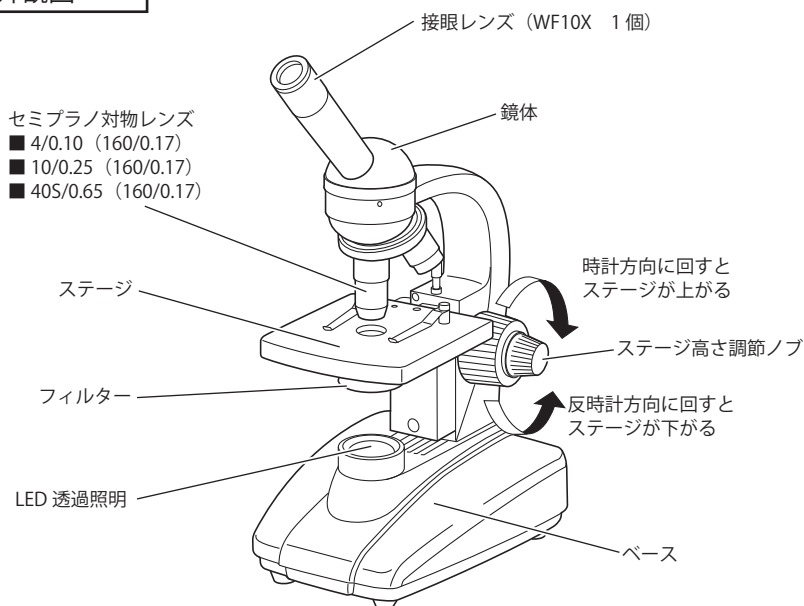

E-136-LED

背面図

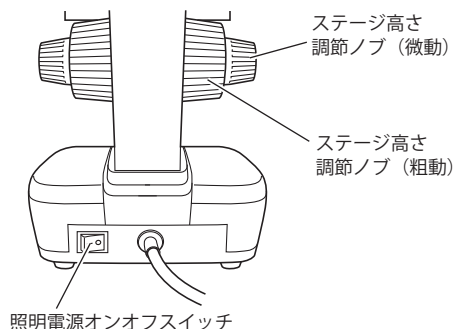

側面図



⚠ 注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 使用しないときは、電源コンセントは抜き、必ずダストカバーをかけ、湿度の少ない、風通しのよいところに保管ください。また、保管前に清掃してください。レンズ回りにカビなどが付かないようにしてください。
- レンズ上のほこりやゴミは柔かい布などで清掃してください。レンズ面が指紋などでよごれたときは、柔かい布などにアルコールかエーテルなどを少量含ませてふき取ってください。レンズ以外のところの清掃は、乾拭きか中性洗剤を薄めて柔かい布などで拭いてください。
- 本製品の分解・改造はおやめください。故障や破損のときはお買い上げ店にご連絡ください。

操作方法

● ピント調整

試料をステージの中心におき、ステージ高さ調節ノブ（粗動）を上下させピント調整をします。次にステージ高さ調節ノブ（微動）をゆっくりまわしピント調整をします。

最初は低倍率でピント調整をするとあわせやすいです。

仕様

品番	8-4171-01
型番	E-136-LED
接眼レンズ	10倍（WF10X）1個
対物レンズ	4倍 10倍 40倍（S）（セミプラノレンズ）
総合倍率	40 ～ 400倍
焦点調節	一軸粗微動方式
ステージ	120×120mm
フィルター	ブルー（1個）（φ32mm, 1.3mm厚）
電源	100V 50/60Hz
照明	LED ベースからの透過式
電源コード長	約165cm
本体サイズ	約250×175×360mm

Made in CHINA

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	セミプラノレンズ生物顕微鏡
型 式	E-136-LED
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。



0120-700-875 (フリーダイヤル)



FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)



<http://help.as-1.co.jp/q>



アズワン株式会社