


3-3019-11.12



コンパクトスクラバー


SB-10 & SB-5

取り扱い説明書

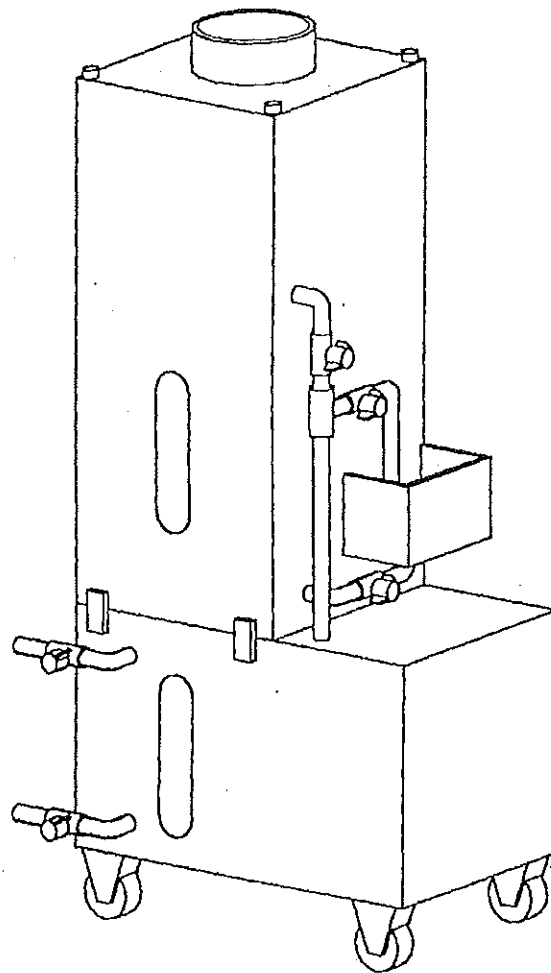

アズワン株式会社

● 各部名称 ●

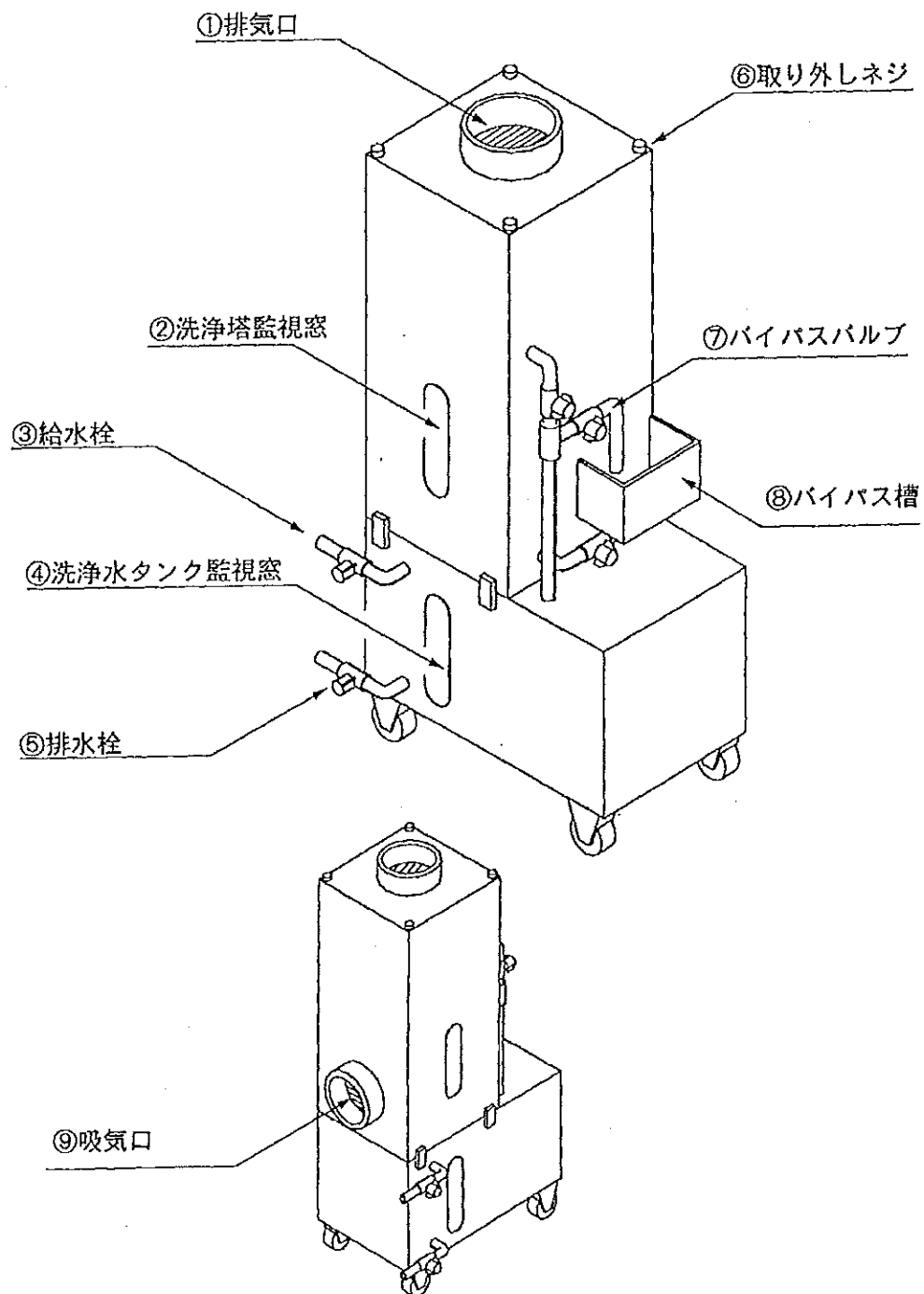

コンパクトスクラバー使用方法

- 排水栓がしっかり閉まっていることを確認してください。
循環用バルブが開いていることを確認してください。

- 給水栓もしくはバイパス槽から洗浄液をタンクに入れてください。

▼注意：タンクにはオーバーフロー防止装置はついておりません。
タンク内監視窓からのぞいて洗浄液があふれないようご注意ください。

- 電源プラグを入れ、循環ポンプのスイッチをONにし、インジケータランプの点灯とポンプの作動を確認してください。

▼ 警告

異常な臭いがしたり、過熱、発煙した場合は、ただちに電源を切り、
電源コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使うと、火災、故障のおそれがあります。
お買い求めの販売店に点検を依頼してください。

- 洗浄液が洗浄塔を循環し、洗浄塔内のサミットリングが十分に濡れたのを確認してから排気ファンを始動させてください。

- 時々pH調整を行って洗浄効果をご確認ください。

▼注意：洗浄が進むにつれ、徐々に洗浄効果が落ちますのでバイパス槽を使って
洗浄液を採取し、pH調整を行ってください。

- 酸の洗浄を水道水を用いて行った場合、すぐに洗浄効果がなくなってしまいます。酸の中和洗浄にはアルカリ溶液をご使用下さい。

◎ お願い：本機には自動的に洗浄液を補給する機能はありません。
こまめに洗浄液のpH値を測りながらご使用ください。

◎ お願い：長期間ご使用にならない場合には洗浄液を抜いてください。

商品に関するお問い合わせは・・・



■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません