


取扱説明書

ビーカー加熱ユニット(ホットプレート用)

ALBK-100 ALBK-200 ALBK-500

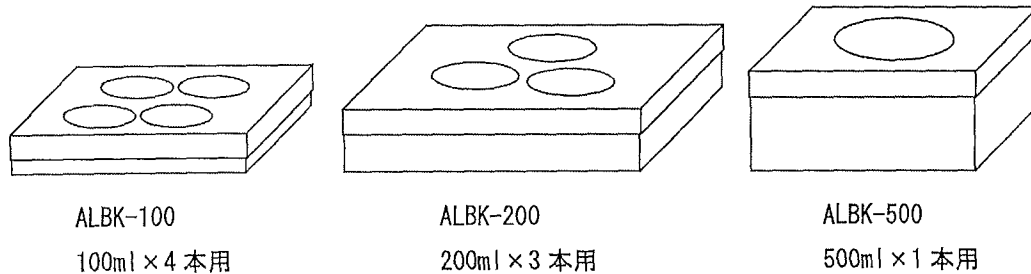

ご購入ありがとうございます

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用頂く為に『取扱・組立説明書』をお読みになって、正しくお使い下さい。
製品を末永くご使用頂く為に、『取扱・組立説明書』は大切に保管して下さい。

ご使用にあたり

本製品は各種ビーカーにおいて最適な保温効果が保てるようになっております。
指定容量と異なるサイズのビーカーをご使用の際には保温効果が劣る場合があります。

安全にお使いいただくために

改造禁止
◎分解・改造などを行わないで下さい。
転倒・破損・故障や装着物の落下につながりますのでご注意ください。


警告
◎加熱装置にセットする際に、熱板に直接触れないよう十分ご注意ください。
脱着作業はホットプレートの熱板が十分冷えた状態で行う事をお勧めします。

警告
◎加熱されますと非常に高温になります。
取扱いの際には手袋などの安全対策を十分に行ってください。


警告
◎移動の際には装着物を外して下さい。
転倒・破損・故障や装着物の落下につながりますのでご注意ください。

警告
◎不安定な場所で使用しないで下さい。
転倒・破損・故障や装着物の落下につながりますのでご注意ください。

製品概観

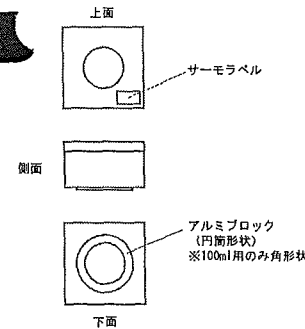

使用例

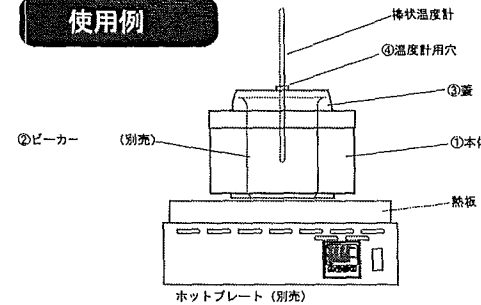

使用方法

- お持ちの加熱装置(ホットプレート)の熱板の上に
- ①本体をアルミブロック側が下向きになるようにセットします。
※転倒などがないようなるべくホットプレートの中央にセットして下さい。
 - ②加熱するビーカー(別売)を①本体に入れます。
 - ③付属の③蓋をビーカーの上からかぶせて下さい。
 - ④蓋の黒いゴムは④温度計用穴です。棒状温度計(外径φ6.5mm)(別売)をご使用の方は④温度計用穴に差込んでご使用下さい。
※蓋を使用する事で保温効果が高まり、昇温に効果的です。
 - ⑤ホットプレートの電源を入れ、加熱して下さい。
 - ⑥本体、蓋ともに加熱することで非常に高温になります。
本体上面の⑤サーモラベルは熱を感じて変色してお知らせします。
※サーモラベル仕様
低・中温時(70℃未満) → 赤色
高温時(70℃以上) → 暗い茶紫色
 - ⑦加熱が終了したらホットプレートの電源を切ります。
試料を取り出す場合、本体・蓋、ビーカーは高温になっていますので、⑤サーモラベルの変色をご確認の上、手袋をはめるなど安全に注意して行って下さい。また、①本体と②ビーカーを同時に取扱うとビーカーが落下・転倒する恐れがあります。
取扱いの際は別々にお持ちになる事をお勧めします。
 - ⑧十分に時間が経過し、本体が冷えた事を確認してからホットプレートから降ろして下さい。

製品仕様

商品コード	1-8987-01	1-8987-02	1-8987-03
型式	ALBK-500	ALBK-100	ALBK-200
本体寸法	W185 × D185 × H110	W192 × D192 × H60	W240 × D240 × H78
本体材質	SUS304	SUS304	SUS304
ブロック寸法	φ93 × 1 穴	内径φ56.5 × 4 穴	内径φ68.5 × 3 穴
ブロック材質	AL5052	AL5052	AL5052
製品重量	3kg	2.7kg	5.4kg
付属品	製品本体(蓋付き) 取扱説明書(本紙)		

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875

FAX 0120-700-763

URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

取扱説明書No. HK-SH1907-0002
2007年7月 第1版作成

アズワン株式会社